

## MiniSeq 如何进行 Manual Post Run Wash (运行后手动清洗)

MiniSeq 正常的 Run 完成之后，仪器会自动进行清洗，并不需要手动清洗。只有在 Run 没有正常结束，或者有特殊清洗需要时，我们才需要进行手动清洗。

### 1. 配置清洗液


0.12% NaOCl A 液

- 5% NaOCl (31 微升)
- 实验室级用水 (1269 微升)

0.05% Tween 20 B 液

- 100% Tween 20 (40 微升)
- 实验室级用水 (80 毫升)

### 2. 将配置好的清洗液倒入清洗盒中的指定位置

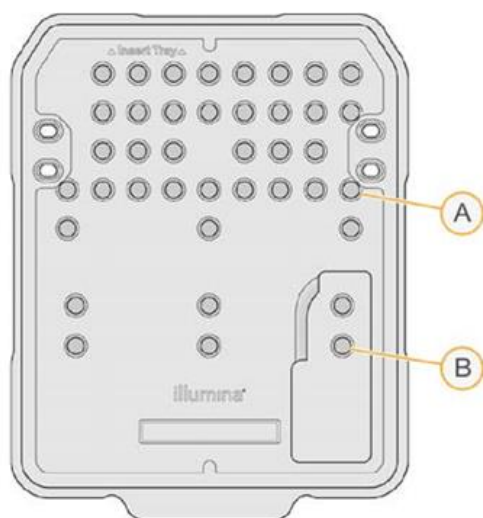

- A 0.12% NaOCl **31号孔**  
B 清洗液 **40号孔**

### 3. 从“Home (主页)”屏幕中，依次选择 Perform wash (执行清洗) 和 Manual post-run wash (运行后手动清洗)。

此文档仅供参考，如果出现任何内容冲突，请以英文原版说明书为准。