


Local Run Manager

Referanseveiledning for MiSeqDx-programvare

Oversikt over Local Run Manager-oversikt	3
Oversikt over instrumentbordet	4
Administrative innstillinger og oppgaver	7
Oversikt over arbeidsprosess	13
Revisjonslogg	17
Teknisk hjelp	18

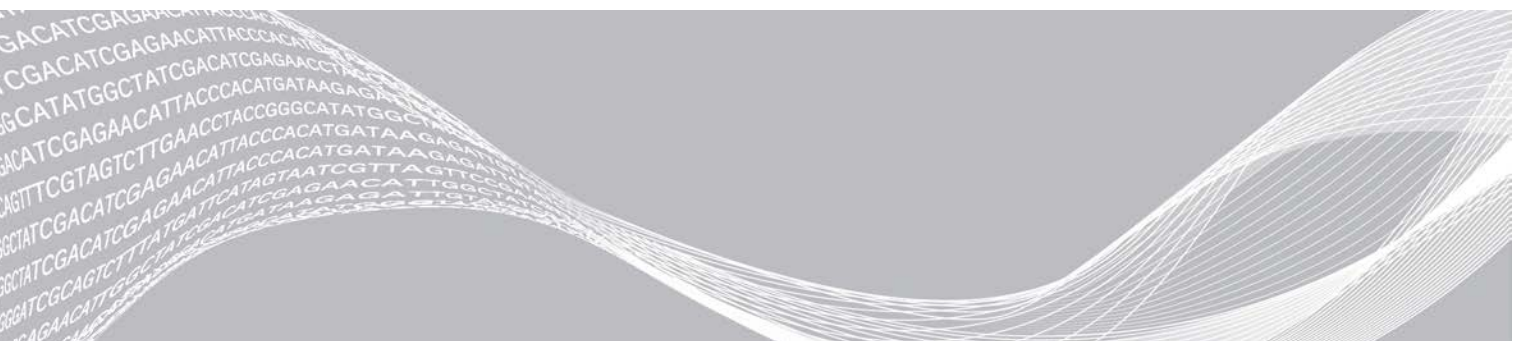

Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet for Illumina, Inc. og tilknyttede selskaper («Illumina»), og er ment utelukkende for kontraktbruk av kunden i forbindelse med bruk av produktet (produktene) beskrevet her, og for intet annet formål. Dette dokumentet og dets innhold skal ikke brukes eller distribueres til andre formål og/eller på annen måte kommuniseres, fremlegges eller reproduseres på noen måte uten forutgående, skriftlig samtykke fra Illumina. Illumina overfører ikke noen lisens under sitt patent, varemerke, opphavsrett eller sedvanerett eller lignende rettigheter til tredjeparter gjennom dette dokumentet.

Instruksjonene i dette dokumentet skal følges strengt og tydelig av kvalifisert og tilfredsstillende utdannet personell for å sikre riktig og sikker bruk av produktet (produktene) som er beskrevet i dette dokumentet. Alt innhold i dette dokumentet skal leses fullt ut og være forstått før produktet (produktene) brukes.

HVIS DET UNNLATES Å LESE FULLSTENDIG OG UTTRYKkelig FØLGE ALLE INSTRUKSJONENE I DETTE DOKUMENTET, KAN DET FØRE TIL SKADE PÅ PRODUKTET (PRODUKTENE), SKADE PÅ PERSONER, INKLUDERT BRUKERE ELLER ANDRE, OG SKADE PÅ ANNEN EIENDOM.

ILLUMINA PÅTAR SEG IKKE ANSVAR SOM FØLGE AV FEIL BRUK AV PRODUKTET (PRODUKTENE) SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENTET (INKLUDERT DELER AV DETTE ELLER PROGRAMVARE).

© 2021 Illumina, Inc. Med enerett.

Illumina, MiSeqDx og streamingbase-designen er registrerte eller ventende varemerker som tilhører Illumina, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og/eller andre land. Alle andre navn, logoer og andre varemerker tilhører deres respektive eiere.

Oversikt over Local Run Manager-oversikt

Local Run Manager -programvaren er en instrumentintegret løsning for å opprette kjøring, overvåke status, analysere sekvenseringsdata og vise resultater.

Local Run Manager har følgende funksjoner:

- ▶ Kjør på instrumentdatamaskinen og integreres med instrumentkontrollprogramvaren.
- ▶ Registrerer prøver som skal sekvenseres.
- ▶ Gir et grensesnitt for kjøringssoppsett som er spesifikt for analysemodulen.
- ▶ Utfører dataanalyse på instrumentet automatisk etter avslutning av sekvenseringskjøringen.
- ▶ Utfører en serie analysetrinn som er spesifikke for den valgte analysemodulen.
- ▶ Viser analysemålinger ved fullføring av analysen.

Vise Local Run Manager

Local Run Manager-grensesnittet vises via en nettleser. Støttet nettleser er Chromium-versjon 43.0.2357 på Windows 7-operativsystemet. Koble til ved hjelp av en av følgende metoder:

- ▶ Åpne en nettleser på en datamaskin med tilgang til samme nettverk som instrumentet, og koble til ved hjelp av instrumentets IP-adresse eller instrumentnavn. For eksempel <http://myinstrument>.
- ▶ Åpne en nettleser og skriv inn <http://localhost> i adressefeltet for å vise Local Run Manager-grensesnittet på instrumentmonitoren.

Sekvensering under analyse

MiSeqDx-databehandlingsressursene skal brukes til enten sekvensering eller analysering.

Hvis en ny sekvenseringskjøring startes på MiSeqDx før sekundæranalysen for en tidligere kjøring er ferdig, vises en bekreftelsesdialogboks. Når du har bekreftet at du vil at den nye sekvenseringsperioden skal starte, stopper Local Run Manager sekundær analyse av den tidligere kjøringen frem til den nye kjøringen har fullført sekvenseringen.

Når den nye kjøringen har fullført sekvenseringen, starter den sekundære analysen for den tidligere kjøringen automatisk på nytt fra start.

Brukerpassord

Hvis du skal ha tilgang til Local Run Manager -grensesnittet, må du ha et gyldig brukernavn og passord for å logge deg inn på systemet. Kun en admin-bruker kan tilordne brukerlegitimasjon.

Når passordet nærmer seg utløpsdatoen, vil en melding vises øverst i grensesnittet for å minne deg om å tilbakestille passordet.

Min konto

Fra My Account (Min konto) kan du vise brukernavn, tilordnet rolle, rettigheter og du kan endre passordet ditt.

Når du har logget inn første gang, kan du når som helst endre eksisterende passord i vinduet My Account (Min konto).



Det gjeldende passordet vil vises kryptert. Du må derfor kunne gjeldende passord for å få byttet til et nytt passord. Et glemt passord krever hjelp fra en systemadministrator eller admin-bruker.

Passordstater

Følgende passordstater er mulige:

- ▶ **Temporary password** (Midlertidig passord) – når en admin-bruker oppretter en brukerkonto, tilordner admin-brukeren et midlertidig passord for den nye brukeren.
- ▶ **User password** (Brukerpassord) – første gang blir en ny bruker bedt om å endre det midlertidige passordet i påloggingsskjerm bildet til et brukertilordnet passord.
- ▶ **Forgotten password** (Glemt passord) – hvis en bruker glemmer et passord, kan en admin-bruker tilordne et midlertidig passord som kan brukes ved neste tilgang.
- ▶ **Used password** (Brukt passord) – brukere kan ikke bruke samme passord de neste fem passordsyklusene.
- ▶ **User lockout** (Låsing av bruker) – antall forsøk på innlogging med et ugyldig passord konfigureres av en admin-bruker. Hvis en bruker overskrider antall tillatte forsøk, vil brukerkontoen bli låst. Kun en admin-bruker kan låse opp kontoen eller tilordne et midlertidig passord.

Bytte passord

- 1 Gå til navigasjonsfeltet øverst i grensesnittet, og klikk på ikonet **User** (Bruker)  ved siden av navnet ditt.
- 2 Klikk på **My Account** (Min konto) fra rullegardinlisten.
- 3 Klikk på ikonet **Edit** (Rediger)  i avsnittet Password (Passord).
- 4 I feltet Old Password (Gammelt passord) skriver du inn det gamle passordet ditt.
- 5 I feltet New Password (Nytt passord) skriver du inn det nye passordet ditt.
- 6 I feltet Confirm New Password (Bekreft nytt passord) skriver du inn det nye passordet ditt.
- 7 Klikk på **Save** (Lagre).

Oversikt over instrumentbordet

Når du har logget deg inn på Local Run Manager-programvaren, åpnes instrumentbordet. Du kan utføre følgende oppgaver fra instrumentbordet:

- ▶ Spore sekvensering og analysestatus
- ▶ Sortere og filtrere kjøring
- ▶ Opprette og redigere kjøring
- ▶ Stoppe analyser eller sette analyser i kø
- ▶ Vise analysestatus
- ▶ Skjule kjøring

Instrumentbordet viser alle kjøring som utføres på instrumentet, 10 kjøring per side. Bruk navigasjonspilene nederst i listen for å bla gjennom sidene.







Hver kjøring som er angitt, inneholder kjøringnavnet, analysemodulen, kjøringstatusen og datoen da kjøringen sist ble endret. Klikk på kolonnenavnene for å sortere kjøringene.

- ▶ **Run Name / ID** (Kjøringnavn/ID) – angir det tilordnede kjøringnavnet og kobler det til sidene med kjøringresultater.
- ▶ **Module** (Modul) – angir analysemodulen som er tilordnet kjøringen.

- ▶ **Status** – angir status for kjøringen og inkluderer en statuslinje for fremdrift. Du finner mer informasjon under *Mulige kjøringstatuser på side 16*.
- ▶ **Last Modified** (Sist endret) – angir dato og klokkeslett for den sist endrede kjøringen eller analysen. Som standard er siden Active Runs (Aktive kjøring) sortert etter denne kolonnen.

Local Run Manager-ikoner

Følgende ikoner brukes i Local Run Manager for å utføre ulike oppgaver.

Ikone	Navn	Beskrivelse
	Copy to clipboard (Kopier til utklippstavle)	Kopierer et felt til datamaskinens utklippstavle.
	Dashboard (Instrumentbord)	Åpner siden Dashboard (Instrumentbord).
	Edit (Rediger)	Aktiverer redigering av kjøringparametere før sekvensering.
	Export (Eksporter)	Kommando for å eksportere elementer.
	Locked (Låst)	Angir at kjøringen blir sekvensert, eller at en annen bruker redigerer en kjøring i en annen nettleserøkt.
	More options (Flere alternativer)	Åpner tilgjengelige alternativer for en oppføring på instrumentbordet.
	Requeue (Sett tilbake i kø)	Starter analysen for valgt kjøring på nytt.
	Search (Søk)	Åpner søkefeltet for å søke i kjøringnavn og prøve-ID-er.
	System	Åpner systemmenyen. Tilgjengelige elementer avhenger av brukerrettigheter.
	User (Bruker)	Åpner brukerkontomenyen.

Siden Active Runs (Aktive kjøring)

Instrumentbordet åpnes for å vise siden Active Runs (Aktive kjøring). Øverst på siden Active Runs (Aktive kjøring) vil en oppsummering av aktive kjøring angir antall kjøring i hver av de følgende kjøringstatuskategoriene. Klikk på tallet for å filtrere aktive kjøring etter status.

- ▶ **Ready** (Klar) – angir at kjøringen er klar for sekvensering.
- ▶ **In Progress** (Pågå) – angir at kjøringen holder på med sekvensering eller dataanalyse.
- ▶ **Stopped or Unsuccessful** (Stoppet eller mislykket) – angir at analysen ble stoppet manuelt eller at analysen mislyktes.
- ▶ **Complete** (Fullført) – angir at analysen ble fullført.
- ▶ **Total** (Alle) – totalt antall kjøring på siden Active Runs (Aktive kjøring).

Filtrere kjøring

- 1 Klikk på en kjøringstatuskategori i sammendraget av aktive kjøring for å filtrere siden Active Runs (Aktive kjøring) på følgende måte.

Ready (Klar) – filtrerer listen slik at det er kun kjøring som er klare for sekvensering, som vises.




In Progress (Pågå) – filtrerer listen for å vise kun kjøring som pågå.

Stopped or Unsuccessful (Stoppet eller mislykket) – filtrerer listen for å vise kun kjøring som ble stoppet eller var mislykket.


Complete (Fullført) – filtrerer listen for å vise kun kjøring som er fullført.

Total (Alle) – fjerner filtrene og viser alle aktive kjøring.



Skjule og gjenopprette kjøring

- 1 Gå til siden Active Runs (Aktive kjøring), klikk på ikonet More Options  (Flere alternativer), og klikk deretter på  **Hide** (Skjul).
- 2 Klikk på **Hide** (Skjul) når du blir bedt om å bekrefte flyttingen. Kjøringen flyttes til siden Hidden Runs (Skjulte kjøring).
- 3 Hvis du vil vise siden Hidden Runs (Skjulte kjøring), klikker du på rullegardinpilen Active Runs (Aktive kjøring) og velger **Hidden Runs** (Skjulte kjøring).
- 4 Gå til siden Hidden Runs (Skjulte kjøring) og klikk på ikonet Restore (Gjenoppsett) .
- 5 Klikk på **Restore** (Gjenoppsett) når du blir bedt om å bekrefte flyttingen. Kjøringen gjenoppsettes til siden Active Runs (Aktive kjøring).
- 6 Hvis du vil vise siden Active Runs (Aktive kjøring), klikker du på rullegardinpilen Hidden Runs (Skjulte kjøring) og velger **Active Runs** (Aktive kjøring).


Søke etter kjøring eller prøver

- 1 Klikk på ikonet Search (Søk)  i navigasjonsfeltet på instrumentbordet.
- 2 I søkefeltet kan du skrive inn et kjøringsnavn eller prøve-ID. Mens du skriver, vises en liste over mulige treff som hjelp i søket ditt.
- 3 Velg et treff fra listen, eller trykk på **Enter**.
 - ▶ Hvis du søkte etter et kjøringsnavn, åpnes fanen Run Overview (Kjøringsoversikt).
 - ▶ Hvis du søkte etter en prøve-ID, åpnes fanen Samples and Results (Prøver og resultater). Du finner mer informasjon under *Vise kjørings- og prøvedata* på side 15.

Redigere en kjøring

- 1 På siden Active Runs (Aktive kjøring) kan du klikke på ikonet More Options (Flere alternativer)  ved siden av kjøringsnavnet du ønsker å redigere.
- 2 Klikk på  **Edit** (Rediger).
- 3 Klikk på **Continue** (Fortsett) når du blir bedt om å bekrefte handlingen.
- 4 Rediger kjøringsparametere etter behov.
- 5 Klikk på **Save Run** (Lagre kjøring) når du er ferdig. De sist endrede datoene for kjøringene oppdateres på siden Active Runs (Aktive kjøring).

Stoppe analyse



- 1 På siden Active Runs (Aktive kjøring) kan du klikke på ikonet More Options (Flere alternativer)  ved siden av kjøringsnavnet du ønsker å stoppe.
- 2 Klikk på **Stop** (Stopp). Kommandoen Stop (Stopp) vises for kjøring som enten har statusen Analysis Queue (Analyse satt i kø) eller Analysis Running (Analysen kjører).

- 3 Klikk på **Continue** (Fortsett) når du blir bedt om å bekrefte.
Kjøringsstatusen endres til Stopping Analysis (Stopper analyse) eller Analysis Stopped (Stoppet analyse) avhengig av kjøringens status. En stoppet analysekjøring kan settes i kø på nytt for senere analyse.


Requeue Analysis (Sett analyse tilbake i kø)

Du kan sette en analyse tilbake i kø etter at analysen ble stoppet, hvis analysen mislyktes eller hvis du vil analysere en kjøring på nytt med andre innstillinger. Du kan sette analyser tilbake i kø på Local Run Manager-instrumentbordet eller i fanen Sample and Results (Prøve og resultater). Hvis du får meldingen «Run Folder Not Found» (Kjøringsmappe ikke funnet) når du setter den tilbake i kø, kan du flytte eller kopiere kjøringen tilbake til mappen D:\Illumina\MiSeqAnalysis.

Sette analyse tilbake i kø fra aktive kjøring

- 1 På siden Active Runs (Aktive kjøring) kan du klikke på ikonene More Options (Flere alternativer)  ved siden av kjøringens navn du ønsker å sette tilbake i kø.
- 2 Klikk på  **Requeue** (Sett tilbake i kø).
- 3 Når du blir bedt om det, velger du blant følgende alternativer:
 - ▶ Klikk på **Edit Setup** (Rediger oppsett) for å endre analyseparametere. På siden Requeue Analysis (Sett analyse tilbake i kø) kan du endre foretrukne innstillinger og deretter klikke på **Requeue Analysis** (Sett analyse tilbake i kø).
 - ▶ Klikk på **Requeue** (Sett tilbake i kø). Analysen starter med gjeldende analyseparametere.

Sette analyse tilbake i kø fra resultatsiden

- 1 Klikk på kjøringens navn på siden Active Runs (Aktive kjøring).
- 2 Klikk på fanen Samples and Results (Prøver og resultater).
- 3 Klikk på  **Requeue Analysis** (Sett analyse tilbake i kø).
- 4 Når du blir bedt om det, velger du blant følgende alternativer:
 - ▶ Klikk på **Edit Setup** (Rediger oppsett) for å endre analyseparametere. På siden Requeue Analysis (Sett analyse tilbake i kø) kan du endre foretrukne innstillinger og deretter klikke på **Requeue Analysis** (Sett analyse tilbake i kø).
 - ▶ Klikk på **Requeue** (Sett tilbake i kø). Analysen starter med gjeldende analyseparametere.

Administrative innstillinger og oppgaver

Følgende innstillinger og oppgaver krever administrative brukerrettigheter:

- ▶ **Manage user accounts** (Administrer brukerkontoer) – legger til brukere, tilordner rettigheter og angir passord.
- ▶ **Edit MOS system settings** (Rediger innstillinger for MOS-system) – gjør det mulig å foreta redigeringer i MiSeq-operativsystemet (MOS) via ikonene Manage Instrument (Håndter instrument) på startskjerm bildet på MiSeqDx-instrumentet.
- ▶ **Manage Local Run Manager system settings** (Administrer systeminnstillinger for Local Run Manager) – angir systemets sikkerhetsparametere, vedlikeholdsintervaller og tjenestekontoer.
- ▶ **View audit trails** (Vis revisjonsspor) – overvåker tilgangsfrekvens og brukeraktivitet.

Rettigheter til å utføre følgende oppgave kan konfigureres i brukeradministrasjon:

- ▶ **Reboot into research use only mode** (Start på nytt i modus kun for forskningsbruk) – aktiverer kommandoen for å starte på nytt i forskningsmodus for å bytte til systemprogramvaren for forskningsmodus (RUO).
- ▶ **Edit module settings** (Rediger modulinnstillinger) – gjør det mulig med opplasting av manifestfiler for bruk med alle kjøring ved hjelp av en spesifikk analysemodul.
- ▶ **Requeue analysis** (Sett analyse tilbake i kø) – gjør det mulig å redigere parametere og deretter kjøre analyser på nytt. Se *Requeue Analysis (Sett analyse tilbake i kø)* på side 7.
- ▶ **Minimize MOS and access computer** (Minimer MOS og logg inn på datamaskinen) – gjør det mulig å minimere med windowskommandoen for å få tilgang til instrumentets operativsystem og mapper på instrumentets datamaskin når instrumentkontrollprogramvaren kjører i kioskmodus.

Brukeradministrasjon

Alle brukerkontoer er oppført på siden User Management (Brukeradministrasjon), og de inneholder fornavn, etternavn og brukernavn for hver konto. Rolle og tilhørende rettigheter administreres i samsvar med detaljert informasjon for hver konto. To roller er mulig, enten Admin eller User (Bruker).


- ▶ **Admin-rolle**– Admin-roller har alle rettigheter som standard.
- ▶ **Brukerrolle**– Brukerroller kan konfigureres basert på et undersett av mulige rettigheter. Alle brukere kan opprette kjøring uavhengig av innstillinger for rettigheter.

Bare en admin-bruker kan se siden User Management (Brukeradministrasjon).



Brukerrettigheter

Rettighet	Beskrivelse	Admin-rolle	Brukerrolle
Add Library Prep Kits (Legg til bibliotekklargjøringssett)	Denne funksjonen er ikke aktivert i programvaren.	Tillatt	Tillatt hvis valgt
Edit MOS System Settings (Rediger innstillinger for MOS-system)	Redigere innstillinger for MOS-systemet på MiSeqDx-instrumentet	Tillatt	Ikke tillatt
Edit Local Run Manager System Settings (Rediger systeminnstillinger for Local Run Manager)	Angi innstillinger for sikkerhet, vedlikehold og tjenestekontoer	Tillatt	Ikke tillatt
Edit Module Settings (Rediger modulinnstillinger)	Laste opp manifestfiler for analysemoduler	Tillatt	Tillatt hvis valgt
Manage User Accounts (Administrer brukerkontoer)	Opprette og redigere brukerkontoer	Tillatt	Ikke tillatt
Minimize MOS and Access Computer (Minimer MOS og logg inn på datamaskinen)	Logge inn på instrumentets datamaskin i kioskmodus	Tillatt	Tillatt hvis valgt
Requeue Analysis (Sett analyse tilbake i kø)	Analyserer kjøring på nytt; redigerer analyseparametere	Tillatt	Tillatt hvis valgt
Reboot to Research Use Only Mode (Start på nytt i modus kun for forskningsbruk)	Bytter til RUO-modus i instrumentprogramvaren	Tillatt	Tillatt hvis valgt
View Audit Trails (Vis revisjonssporinger)	Viser, filtrerer og eksporterer revisjonssporinger	Tillatt	Ikke tillatt



Opprette en ny bruker

- 1 Klikk på ikonet System  på Local Run Manager-instrumentbordet, og klikk deretter på **User Management** (Brukeradministrasjon).
- 2 Klikk på **Create User** (Opprett bruker) på siden User Management (Brukeradministrasjon).
- 3 I dialogboksen Create New User (Opprett ny bruker) skriver du inn fornavnet og etternavnet til den nye brukeren.
- 4 Skriv inn et brukernavn i feltet User Name (Brukernavn).
Brukernavn må være unike og kan ikke brukes på nytt eller redigeres senere.
- 5 I feltet New Password (Nytt passord) kan du legge inn et midlertidig passord.
Midlertidige passord lagres ikke i passordloggen og kan brukes på nytt.
- 6 I feltet Confirm Password (Bekreft passord) må du skrive inn det midlertidige passordet.
- 7 Klikk på **Admin** eller **User** (Bruker) for å veksle mellom alternativer for å velge en rolle.
- 8 Velg brukerrettigheter basert på den angitte brukerrollen.
- 9 Klikk på **Create User** (Opprett bruker).



Tilbakestille brukerpassord

- 1 Klikk på ikonet System  i navigasjonsfeltet, og klikk deretter på **User Management** (Brukeradministrasjon).
- 2 Finn brukernavnet du vil redigere, og klikk på ikonet **Edit** (Rediger)  .
- 3 I feltet New Password (Nytt passord) kan du legge inn et midlertidig passord.
Midlertidige passord lagres ikke i passordloggen og kan brukes på nytt.
- 4 I feltet Confirm Password (Bekreft passord) må du skrive inn det midlertidige passordet.
- 5 Klikk på **Update User** (Oppdater bruker).

Låse opp brukerpassord



- 1 Klikk på menyen **Tools** (Verktøy) i navigasjonsfeltet på instrumentbordet, og klikk deretter på **User Management** (Brukeradministrasjon).
- 2 Finn brukernavnet du vil redigere, og klikk på ikonet **Edit** (Rediger)  .
- 3 Klikk på  **Unlock User** (Lås opp bruker) i dialogboksen Edit User (Rediger bruker).
- 4 I feltet New Password (Nytt passord) kan du legge inn et midlertidig passord.
- 5 I feltet Confirm Password (Bekreft passord) må du skrive inn det midlertidige passordet.
- 6 Klikk på **Update User** (Oppdater bruker).

Endre brukerrettigheter

- 1 Klikk på ikonet System  i navigasjonsfeltet, og klikk deretter på **User Management** (Brukeradministrasjon).
- 2 Finn brukernavnet du vil redigere, og klikk på ikonet **Edit** (Rediger)  .

- 3 Klikk på **Admin** eller **User** (Bruker) for å veksle mellom alternativer for å endre en rolle.
- 4 Velg brukerrettigheter basert på den angitte brukerrollen.
- 5 Klikk på **Update User** (Oppdater bruker).

Slette en bruker

- 1 Klikk på ikonet System  i navigasjonsfeltet, og klikk deretter på **User Management** (Brukeradministrasjon).
- 2 Finn brukernavnet du vil redigere, og klikk på ikonet **Edit** (Rediger)  .
- 3 Klikk på **Delete User** (Slett bruker) i dialogboksen Create New User (Opprett ny bruker). Når du har slettet en bruker, kan du ikke opprette en konto med dette navnet igjen.
- 4 Klikk på **Delete** (Slett) når du blir bedt om å slette brukeren.


Systeminnstillinger

Systeminnstillinger er globale parametere for brukersikkerhet og automatisert datavedlikehold.


- ▶ Innstillinger for brukersikkerhet inkluderer varighet for utløp av passord, maksimalt antall påloggingsforsøk og varighet på tid uten aktivitet.
- ▶ Innstillinger for datavedlikehold inkluderer automatisk opprydding av inaktive kjøringmapper og databasens sikkerhetskopieringsfrekvens, og de omfatter også en kommando for umiddelbar sikkerhetskopiering av databasen.
- ▶ Angi analysetjenester og jobbtjenestekontoer for Windows hvis utgangskjøringsskriptet ditt er på en nettverksbane. En lokal systemkonto er standard.

Bare en admin-bruker kan se siden System Settings (Systeminnstillinger).

Spesifisere systemets sikkerhetsinnstillinger


- 1 Klikk på ikonet System  i navigasjonsfeltet på instrumentbordet, og klikk deretter på **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 Klikk på fanen Security (Sikkerhet).
- 3 Angi antall dager før et passord utløper og må nullstilles.
- 4 Angi antall dager det skal gå før en bruker får påminnelse om å tilbakestille et passord før det utløper.
- 5 Angi maksimalt antall ganger brukerne kan angi ugyldig påloggingsinformasjon før de blir låst ut av systemet.
- 6 Angi antall minutter systemet kan være inaktivt før brukeren automatisk logges ut.
- 7 Klikk på **Save** (Lagre).

Spesifisere systemets vedlikeholdsinnstillinger

- 1 Klikk på ikonet System  i navigasjonsfeltet på instrumentbordet, og klikk deretter på **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 Klikk på fanen Maintenance (Vedlikehold).

- 3 Velg avmerkingsboksen **Enable Automatic Deletion** (Aktiver automatisk sletting) for å aktivere automatisk fjerning av inaktive lokale kjøringmapper.
Når denne funksjonen er aktivert, sletter systemet inaktive mapper fra standardanalysemappen på instrumentet etter den angitte tiden.
- 4 Hvis boksen Enable Automatic Deletion (Aktiver automatisk sletting) er valgt, angir du antall dager med inaktivitet før den automatiske slettingskommandoen skal aktiveres.
- 5 Hvis du vil spesifisere en plassering for sikkerhetskopi av database, angir du ønsket bane til plassering av sikkerhetskopi.
- 6 I feltet Backup Period (Sikkerhetskopiperiode) skriver du inn varigheten i dager mellom hver sikkerhetskopi.
- 7 Opprett en umiddelbar sikkerhetskopi ved å klikke på **Backup Now** (Sikkerhetskopier nå).
- 8 Klikk på **Save** (Lagre).

Spesifisere systemets tjenestekontoinnstillinger

- 1 Klikk på ikonet System  i navigasjonsfeltet på instrumentbordet, og klikk deretter på **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 Klikk på fanen Service Accounts (Tjenestekontoer).
- 3 Hvis du vil aktivere Analysis Service (Analysetjeneste) og Job Service (Jobbtjeneste) for Windows-kontoer, må du velge **Windows Account** (Windows-konto).
- 4 Skriv inn et brukernavn i feltet User Name (Brukernavn).
- 5 I feltet Password (Passord) kan du legge inn et passord.
- 6 Klikk på **Save** (Lagre).

Modulinnstillinger

Siden Module Settings (Modulinnstillinger) inneholder en liste over installerte analysemoduler i det venstre navigasjonspanelet. Hvert analysemodulnavn åpner en side som viser modulversjonen og den sist endrede datoen.


Revisjonssporinger

Revisjonssporinger registrerer informasjon om bestemte handlinger, for eksempel brukertilgang, endringer i brukerprofil og endringer i system-, kjøring- eller analyseparametere. Hver revisjonssporing oppføring inneholder følgende informasjon:

- ▶ Når er angitt med datoen ÅÅÅÅ-MM-DD og tid i 24-timersformat.
- ▶ Hvem er angitt av brukernavnet som startet handlingen.
- ▶ Hva er angitt av en kort forhåndsdefinert beskrivelse av handlingen som er foretatt.
- ▶ Berørt element er representert av fire kategorier for berørt element for bruker, kjøring, analyse eller system.
- ▶ Klikk på en av kolonneoverskriften for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge i listen med revisjonssporinger.

Bare en admin-bruker kan se siden Audit Trails (Revisjonssporinger).

Filtrere revisjonsspøringer



- 1 Klikk på menyen **Tools** (Verktøy) i navigasjonsfeltet på instrumentbordet, og klikk deretter på **Audit Trails** (Revisjonsspøringer).
- 2 Klikk på ikonet Filter  på siden Audit Trails (Revisjonsspøringer).



Merk

Du kan bruke filtre til tidligere filtrerte resultater for å forbedre listen ytterligere. Hvis du vil bruke et filter på hele revisjonssporingsdatabasen, må du fjerne tidligere filtre før du fortsetter.

Filtrere etter dato

- 1 Klikk på ikonet Calendar (Kalender) , og velg en dato **From** (Fra).
- 2 Klikk på ikonet Calendar (Kalender) , og velg en dato **To** (Til).
- 3 Klikk på **Filter** (Filtrer).

Filtrere etter brukernavn

- 1 Skriv inn et brukernavn i feltet Who (Hvem).
Du kan skrive inn en del av et brukernavn. Stjerner (*) kreves ikke.
- 2 Klikk på **Filter** (Filtrer).






Filtrere etter handling

- 1 Legg inn en beskrivelse av en handling i feltet What (Hva).
Du kan skrive inn en del av en beskrivelse av en handling. Stjerner (*) kreves ikke.
- 2 Klikk på **Filter** (Filtrer).



Filtrere etter beskrivelse av berørt element

- 1 Legg inn en del av beskrivelsen til det berørte elementet i tekstfeltet Affected Item (Berørt element).
Beskrivelsen kan f.eks. være et kjøingsnavn, brukernavn, analysemodulnavn eller rapportnavn. Du kan skrive inn en del av en beskrivelse. Stjerner (*) kreves ikke.
- 2 Klikk på **Filter** (Filtrer).

Filtrere etter berørt elementkategori





- 1 Hvis du skal filtrere etter en berørt elementkategori, må du klikke på ikonet Category (Kategori)  i feltet Affected Item (Berørt element) og velge blant følgende alternativer:
 -  **User** (Bruker) – Filtrerer listen for å vise brukerhandlinger og brukerautentiseringshandlinger.
 -  **Run** (Kjøring) – Filtrerer listen for å vise endringer i kjøingsparametere eller kjøingsstatus
 -  **Analysis** (Analyse) – Filtrerer listen for å vise endringer i analyseparametere eller analysestatus.
 -  **System** – Filtrerer listen for å vise handlinger på systemnivå, for eksempel filopplastinger, systemvedlikehold eller sikkerhetsinnstillinger.
- 2 Klikk på **Filter** (Filtrer).

Eksportere revisjonssporinger

- 1 Klikk på menyen **Tools** (Verktøy) i navigasjonsfeltet på instrumentbordet, og klikk deretter på **Audit Trails** (Revisjonssporinger).
- 2 Klikk på ikonet Filter  på siden Audit Trails (Revisjonssporinger).
- 3 Angi foretrukne filtre.
- 4 Klikk på ikonet Export (Eksporter) .
Programvaren genererer en rapport i PDF-format som inneholder brukernavn, eksportdato og filterparametere.

Ikoner for revisjonssporing

Følgende ikoner brukes i skjermbildet Audit Trails (Revisjonssporinger).

Ikona	Navn	Beskrivelse
	Analysis (Analyse)	Angir en endring i analyseparametere eller analysestatus.
	Run (Kjøring)	Angir en endring i kjøringparametere eller kjøringstatus.
	System	Angir en endring i modulinnstillinger eller systeminnstillinger.
	User (Bruker)	Angir en brukerhandling eller brukerautentiseringshandling.

Oversikt over arbeidsprosess

Denne veiledningen gir en oversikt over arbeidsprosessen for oppretting av en kjøring og visning av analyseresultater i Local Run Manager-programvaren. I og med at de spesifikke trinnene varierer for hver analysemodul, kan du se instruksjonene steg for steg i arbeidsprosessveiledningen for analysemodulen du bruker.

Local Run Manager-arbeidsprosess



Oversikt over angitte parametere

Angi en kjøring ved å bruke kommandoen Create Run (Opprett kjøring) fra Local Run Manager-instrumentbordet, og velg en analysemodul fra rullegardinlisten. Siden Create Run (Opprett kjøring) gir alternativer for den valgte analysemodulen.

Siden Create Run (Opprett kjøring) består av tekstfelter, rullegardinlister og en prøvetabell som er spesifikk for hver analysemodul. Sidene Create Run (Opprett kjøring) inkluderer følgende deler:

- ▶ Run Name (Kjøringsnavn)
- ▶ Samples (Prøver)

Kjøringsnavn og beskrivelse

Kjøringsnavnet er navnet som identifiserer kjøringen fra sekvensering til analyse. Et kjøringnavn kan ha opptil 40 alfanumeriske tegn. Mellomrom, understreking og bindestreker er tillatt.

En kjøringbeskrivelse er valgfri og kan ha opptil 150 alfanumeriske tegn.

Kjøringsinnstillinger

Kjøringsinnstillinger identifiserer følgende parametere for kjøringen:

- ▶ Avlesningstype, enkeltavlesning eller paired end.
- ▶ Antall indeksavlesninger, 0, 1 eller 2.
- ▶ Antall sykluser for hver avlesning.
- ▶ Avlesninger som bruker tilpassede primere når det er aktuelt.

Kun et standardvalg er tillatt for enkelte analysemoduler.

Modulspesifikke innstillinger

De modulspesifikke innstillingene som vises i dette avsnittet, avhenger av hvilken analysemodul som er valgt for kjøringen. Enkelte analysemoduler inkluderer ingen modulspesifikke innstillinger.

Se arbeidsprosessveiledningen for analysemodulen for mer informasjon.

Prøvedel

Identifiser prøver som skal sekvenseres i prøvetabellen, for hver kjøring. Prøvetabellen inneholder prøve-ID, en valgfri beskrivelse og indeksene som brukes for hver prøve.

Indekskolonnene gir en rullegardinliste med kompatible indeksadaptere.

Du kan importere prøver fra en kompatibel tekstfil.

Importere og eksportere prøver

Prøvedelen inneholder kommandoer for å importere prøver. Det kan gjøres ved å opprette en prøvetabell i en ekstern fil i et format med kommaseparerte verdier (*.csv). En mal er tilgjengelig for nedlasting i fanen Import Samples (Importer prøver).

Vise kjørings- og prøvedata

Du kan se resultatene for en kjøring ved å klikke på kjøringsnavnet på Local Run Manager-instrumentbordet. Et sammendrag av resultatene angis i følgende tre faner:

- ▶ Run Overview (Kjøringsoversikt)
- ▶ Sequencing Information (Sekvenseringsinformasjon)
- ▶ Samples and Results (Prøver og resultater)

Fanen for kjøringsoversikt

Fanen Run Overview (Kjøringsoversikt) viser informasjon om kjøringen, et sammendrag av sekvenseringsmålinger og plasseringen av kjøringsmappen.

Navn	Beskrivelse
Run Name / Run ID (Kjøringsnavn/kjørings-ID)	Kjøringsnavnet som ble tildelt da kjøringen ble opprettet.
Created by (Opprettet av)	Navnet på brukeren som opprettet kjøringen.
Description (Beskrivelse)	Beskrivelse av kjøringen om denne er tilgjengelig.
Output Run Folder (Utgangskjøringsmappe)	Banen til utgangskjøringsmappe for sekvensering. Klikk på ikonet Copy to Clipboard (Kopier til utklippstavle)  for å få rask tilgang til utgangsmappen.
Total Clusters (Totale klynger)	Antallet klynger i en kjøring.
% Clusters PF (% klynge-PF)	Prosentverdien for klyngepasserende filter.
% ≥ Q30 (Read 1)	Prosentandelen av avlesninger i Read 1 med en kvalitetsscore på 30 (Q30) eller høyere.
% ≥ Q30 (Read 2)	Prosentandelen av avlesninger i Read 2 med en kvalitetsscore på 30 (Q30) eller høyere.
Last Scored Cycle (Siste syklus med score)	Den siste syklusen i kjøringen med kvalitetsscore. Hvis ikke kjøringen ble avsluttet tidlig, representerer denne verdien den siste syklusen i kjøringen.

Fanen for sekvenseringsinformasjon

Fanen Sequencing Information (Sekvenseringsinformasjon) gir et sammendrag av parametere for sekvenseringskjøring. Følgende informasjon er angitt i fanen Sequencing Information (Sekvenseringsinformasjon).


Navn	Beskrivelse
Instrument Name (Instrumentnavn)	Navnet på instrumentet der kjøringen ble utført.
Sequenced By (Sekvensert av)	Navnet på brukeren som startet kjøringen.
Sequencing Start (Sekvenseringsstart)	Datoen og klokkeslettet da sekvenseringskjøringen begynte.
Read Lengths (Avlesningslengde)	Antallet avledninger og sykluser for hver avlesning som utføres under kjøringen.
Flow Cell Information (Strømningscelleinformasjon)	Strekkoden, delenummeret, partinummeret og utløpsdatoen for strømningscellen som brukes til kjøringen.
Reagent Cartridge Information (Reagenskassetinformasjon)	Strekkoden, delenummeret, partinummeret og utløpsdatoen for reagenskassetten som brukes til kjøringen.
Chemistry Type (Kjemitype)	Kjemitype til biblioteksklargjøring.
Chemistry Version (Kjemiversjon)	Versjon av MiSeqDx-reagenssettkjemi.
RTA Version (RTA-versjon)	RTA-programvareversjon som brukes for analysen.
Module Version (Modulversjon)	Local Run Manager-modulens programvareversjon som er tilordnet kjøringen.
PR2 Information (PR2-informasjon)	Strekkoden, delenummeret, partinummeret og utløpsdatoen for PR2-flasken som brukes til kjøringen.

Fanen for prøver og resultater

Fanen Samples and Results (Prøver og resultater) gir et sammendrag av analyseresultater for hver prøve som er angitt i prøvetabellen, plasseringen av analysemappen og muligheten til å sette analyser i kø på nytt. Informasjon i fanen Samples and Results (Prøver og resultater) er spesifikk for analysemodulen som brukes til kjøringen.

Hver rapport inneholder prøvenavn, analyse eller programvareversjon og rapportdato.

Fanen inneholder følgende informasjonsfelt.

Navn	Beskrivelse
Select Analysis (Velg analyse)	En rullegardinliste for hver analyse som er utført basert på dataene som genereres fra sekvenseringskjøringen. Et sekvensnummer tilordnes for hver gang analysen kjøres. Resultatene angis separat.
Analysis Folder (Analysemappe)	Banen til analysemappen. Klikk på ikonet Copy to Clipboard (Kopier til utklippstavle)  for å få rask tilgang til analysemappen.
Requeue Analysis (Sett analyse tilbake i kø)	Kommandoen for å analysere sekvenseringsdataene på nytt. Kommandoen gir muligheten til å redigere analyseparametere eller fortsette uten endringer.

Mulige kjøringsstatuser

Status-kolonnen på instrumentbordet viser statusen til hver kjøring som er oppført. Følgende tabell beskriver mulige tilstander for en kjøring og fargen på statuslinjen i Status-kolonnen.

Status	Statuslinjefarge	Statusbeskrivelse
Klar for sekvensering	Ingen	Venter på at sekvenseringskjøringen skal starte.
Sekvensering kjører	Blå	Sekvensering pågår.
Sekvensering mislyktes	Rød	Sekvenseringsproblem. Ingen aktivitet.
Sekvensering stoppet	Rød	Sekvensering stoppet. Ingen aktivitet.
Sekvensering fullført	Blå	Sekvensering fullført. Statuslinjen ved 50 %.
Primæranalyse fullført	Blå	Sekvenseringsmålinger fullført. Statuslinjen ved 50 %.
Primæranalyse mislyktes	Rød	RTA-analyse mislyktes. Statuslinjen ved 25 %.
Analyse satt i kø	Blå	Venter på at analysen skal starte.
Analysen kjører	Blå	Analysen pågår.
Analysen mislyktes	Rød	Analyseproblem. Ingen aktivitet.
Stopper analyse	Rød	Mottatt forespørsel om å stoppe analysen.
Stoppet analyse	Rød	Stoppet analyse. Ingen aktivitet.
Fullført analyse	Grønn	Aktiviteten er fullført. Statuslinjen ved 100 %.

Revisjonslogg

Dokument	Dato	Beskrivelse av endring
Dokumentnr. 1000000011880 v02	August 2021	Oppdatert adresse for EU-autorisert representant.
Dokumentnr. 1000000011880 v01	April 2020	Oppdatert adresse for EU-autorisert representant. Oppdatert adresse for australsk sponsor.
Dokumentnr. 1000000011880 v00	August 2017	Første versjon.

Teknisk hjelp

Kontakt Illuminas tekniske støtteavdeling for teknisk hjelp.

Nettsted: www.illumina.com
E-post: techsupport@illumina.com

Telefonnumre til Illuminas kundestøtte

Region	Gratis	Regionalt
Nord-Amerika	+1.800.809.4566	
Australia	+1.800.775.688	
Belgia	+32 80077160	+32 34002973
Danmark	+45 80820183	+45 89871156
Finland	+358 800918363	+358 974790110
Frankrike	+33 805102193	+33 170770446
Hongkong	800960230	
Irland	+353 1800936608	+353 016950506
Italia	+39 800985513	+39 236003759
Japan	0800.111.5011	
Kina	400.635.9898	
Nederland	+31 8000222493	+31 207132960
New Zealand	0800.451.650	
Norge	+47 800 16836	+47 21939693
Østerrike	+43 800006249	+43 19286540
Singapore	+1.800.579.2745	
Spania	+34 911899417	+34 800300143
Storbritannia	+44 8000126019	+44 2073057197
Sverige	+46 850619671	+46 200883979
Sveits	+41 565800000	+41 800200442
Taiwan	00806651752	
Tyskland	+49 8001014940	+49 8938035677
Andre land	+44.1799.534000	

Sikkerhetsdatablad – Tilgjengelige på Illuminas nettsted på support.illumina.com/sds.html.


Produktdokumentasjon – Tilgjengelig for nedlasting i PDF-format fra Illuminas nettsted. Gå til support.illumina.com, velg et produkt, og velg deretter **Documentation & Literature** (Dokumentasjon og litteratur).



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California, 92122 USA
+1 800 809 ILMN (4566)
+1 858 202 4566 (utenfor Nord-Amerika)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com

TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK

© 2021 Illumina, Inc. Med enerett.

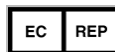

Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
Nederland

Australsk sponsor

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Australia

illumina®