

MiSeq

Systemhandbuch



Dieses Dokument und dessen Inhalt sind Eigentum von Illumina, Inc. und deren Partner-/Tochterunternehmen („Illumina“) und ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den Kunden in Verbindung mit dem Gebrauch des hier beschriebenen Produkts (der hier beschriebenen Produkte) und für keinen anderen Bestimmungszweck ausgelegt. Dieses Handbuch und dessen Inhalt dürfen ohne schriftliches Einverständnis von Illumina nicht verwendet und zu keinem anderen Zweck verteilt bzw. anderweitig übermittelt, offengelegt oder auf irgendeine Weise reproduziert werden. Illumina überträgt mit diesem Dokument keine Lizenzen unter seinem Patent, Markenzeichen, Urheberrecht oder bürgerlichen Recht bzw. ähnlichen Rechten an Drittparteien.

Die Anweisungen in diesem Dokument müssen von qualifiziertem und entsprechend ausgebildetem Personal genau befolgt werden, damit die in diesem Dokument beschriebene Anwendung der Produkte sicher und ordnungsgemäß erfolgt. Vor der Verwendung dieser Produkte muss der Inhalt dieses Dokuments vollständig gelesen und verstanden worden sein.

FALLS NICHT ALLE HIERIN AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG GELESEN UND BEFOLGT WERDEN, KÖNNEN PRODUKTSCHÄDEN, VERLETZUNGEN DER BENUTZER UND ANDERER PERSONEN SOWIE ANDERWEITIGER SACHSCHADEN EINTRETEN, WAS ZU EINEM ERLÖSCHEN DER PRODUKTGARANTIE FÜHRT.

ILLUMINA ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE AUS DER UNSACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE (EINSCHLIESSLICH TEILEN HIERVON ODER DER SOFTWARE) ENTSTEHEN.

© 2018 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Marken sind das Eigentum von Illumina, Inc. oder ihrer jeweiligen Inhaber. Weitere Informationen zu Marken finden Sie unter www.illumina.com/company/legal.html.

Versionshistorie

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Material-Nr. 20024228 Dokument-Nr. 15027617 v03	Mai 2018	<p>Der Standard-Benutzername und das Standard-Kennwort für die Anmeldung beim Betriebssystem wurden entfernt. Illumina empfiehlt die Verwendung standortspezifischer Anmeldeinformationen.</p> <p>Informationen zum Überwachungsservice Illumina Proactive im Abschnitt „Anpassen der Systemeinstellungen“ hinzugefügt.</p> <p>Hinweis unter „Reagenzienkammer“ zum erforderlichen Temperaturbereich des Kühlers hinzugefügt.</p> <p>MiSeq Reporter wieder hinzugefügt und Verweise auf Local Run Manager entfernt.</p> <p>Der Name des Handbuchs wurde von „MiSeq-Sequenziersystem Handbuch“ in „MiSeq-Systemhandbuch“ geändert.</p> <p>Geringfügige Textänderungen</p>
Material-Nr. 20024228 Dokument-Nr. 15027617 v02	Januar 2018	<p>Neue Laufkonfigurationsoptionen für die Sequenzierungsmodi „Local Run Manager“, „Sample Sheets“ (Probenblätter) und „Manual“ (Manuell) wurden aufgenommen.</p> <p>Die Verweise auf MiSeq Reporter wurden durch Verweise auf Local Run Manager ersetzt.</p> <p>Das Beheben von unzulässigen Temperaturbereichen des Reagenzienkühlers wurde in den Anhang „Fehlerbehebung“ aufgenommen.</p> <p>In den Abschnitt „Anpassen der Systemeinstellungen“ wurde eine neue Anweisung zur Erfassung von Geräteleistungsdaten aufgenommen.</p> <p>Der Name des Handbuchs wurde von „MiSeq-Systemhandbuch“ in „MiSeq-Sequenziersystem Handbuch“ geändert.</p>

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Material-Nr. 20000262 Dokument-Nr. 15027617 v01	September 2015	<p>Der Name des Handbuchs wurde von „MiSeq-System Benutzerhandbuch“ in „MiSeq-Systemhandbuch“ geändert.</p> <p>Neu in MCS v2.6: Informationen über BaseSpace Onsite wurden aufgenommen.</p> <p>Die Informationen des Handbuchs wurden neu angeordnet, damit Aufgaben anstatt Bildschirme im Mittelpunkt stehen. Alle Verweise auf den Begrüßungsbildschirm wurden in „Startbildschirm“ geändert.</p> <p>Informationen aus den MiSeq-Reagenzien-Kit-Handbüchern zur Reagenzienvorbereitung, darunter Fließzellentypen, Inhalte von Reagenzienkartuschen und Anweisungen für das Auftauen der Reagenzienkartusche, wurden aufgenommen. Alle anderen Informationen zum MiSeq-Reagenzien-Kit finden Sie unter support.illumina.com/sequencing/sequencing_kits/miseq_reagent_kit.html.</p> <p>Das zu erwartende Waschvolumen eines Wartungswaschlaufs wurde von 17,25 ml in 51,75 ml korrigiert.</p> <p>Die Reihenfolge der Workflowschritte zum Vorbereiten der Reagenzienkartusche und, falls erforderlich, anschließend zum Denaturieren und Verdünnen der Bibliotheken wurde aktualisiert.</p> <p>Die Fehlerbehebungsinformationen befinden sich jetzt in Anhang A.</p> <p>Die Informationen zu Ausgabeordnern und Fließzellenplatten befinden sich jetzt in Anhang B.</p> <p>Die Informationen über das Verwalten von Dateien befinden sich jetzt im Kapitel „Wartung“.</p> <p>Die Anweisungen für Nachwaschläufe befinden sich nicht mehr im Kapitel „Wartung“, sondern im Kapitel „Sequenzierung“.</p> <p>Der Name des Kapitels „Durchführen eines Laufs“ wurde in „Sequenzierung“ geändert.</p> <p>Verweise auf die Primäranalyse wurden in Analyse durch RTA-Software geändert.</p> <p>Die Verdünnungsanweisungen für Nachwaschläufe mit einem Matrizenleitungswaschlauf wurden von 6 % NaOCl in 5 % NaOCl geändert.</p> <p>Eine Teilenummer für NaOCl, 5 % wurde in die Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien aufgenommen.</p>

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. O	September 2014	<p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neue Funktionen in MCS v2.5, Nachwaschlaufoption aktualisiert, um einen Matrizenleitungswaschlauf aufzunehmen. • Natriumhypochlorit für Matrizenleitungswaschläufe wurde zu den Anweisungen für Nachwaschläufe hinzugefügt. • Erwartetes Waschvolumen für Nachwaschläufe wurde hinzugefügt. <p>Informationen zum VeriSeq PGS-Workflow bezüglich zusätzlicher Ressourcen, Laufoptionen, Sekundäranalyseoptionen, Gerätewaschläufe und Farbe des Verschlusses des Fließzellenbehälters wurden hinzugefügt.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. N	Juni 2014	<p>Informationen zum VeriSeq PGS-Workflow wurden hinzugefügt.</p> <p>Informationen zu den Laufkennzahlen für Clusterbildung und Dichte wurden aktualisiert.</p> <p>Informationen zur Virenschutz-Software wurden gelöscht. Siehe <i>Handbuch zur Standortvorbereitung für das MiSeq-System</i>.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. M	Januar 2014	<p>Aktualisiert, um Änderungen, die in MCS v2.4 eingeführt wurden, zu berücksichtigen:</p> <p>Bundle Logs-Funktion zum Senden von Fehlerbehebungsdateien wurde neu hinzugefügt.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. L	Oktober 2013	<p>Neustart der Systemsoftware wurde als Schritt vor dem Lauf hinzugefügt.</p> <p>Mikrozentrifugenröhrchen wurden zur Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien hinzugefügt.</p> <p><i>MiSeq-Software</i> wurde als separates Kapitel entfernt und Kapitelinhalt über das gesamte Handbuch verteilt.</p> <p>Informationen über Ordner für anwendungsspezifische Rezepturen wurden entfernt.</p> <p>Informationen über empfohlene Clusterdichtenbereiche für MiSeq-Reagenzien-Kit wurden entfernt.</p> <p>Details über MiSeq-Reagenzien-Kits wurden entfernt und Überblick über Reagenzien-Kit-Funktionen wurde hinzugefügt. Detaillierte Informationen finden Sie in der Reagenzienvorbereitungsdokumentation zu den verwendeten Kits.</p> <p>Inhalt zu den Markenhinweisen wurde hinzugefügt.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. K	August 2013	<p>Formatierungsfehler behoben.</p>

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. J	August 2013	<p>Laufbeschreibungen für MCS v2.3 und MiSeq-Reagenzien-Kit v3 hinzugefügt.</p> <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reagenzien-Kit und Versionskompatibilität umfassen jetzt MiSeq-Reagenzien-Kit v3 • Beschreibung des Ordners für benutzerdefinierte Rezepturen umfasst jetzt einen v3-Unterverzeichnis • Clusterdichtenbereich für v2 wurde geändert; Bereich für v3 wurde hinzugefügt • Ausgabepfad für Bilddateien <p>Fließzellen-Barcodes für Nano-Fließzellen (D) und Mikro-Fließzellen (G) korrigiert.</p> <p>Informationen zum MiSeq-Reagenzien-Kit einschließlich Inhalt und Fließzellentyp entfernt. Weitere Informationen finden Sie im <i>Handbuch für die Reagenzienvorbereitung für das MiSeq</i> (Dokument-Nr. 15044983).</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. H	März 2013	<p>Abschnitt <i>MiSeq-Konzepte</i> wurde hinzugefügt, in dem der Analyse-Workflow, die Manifestdatei und das Probenblatt eingeführt werden.</p> <p>Informationen über die FASTQ-Dateigenerierung, Formate der Manifestdatei, Analyse-Workflow-Details und Probenblattdetails wurden entfernt. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch zu MiSeq Reporter</i>, Teile-Nr. 15028784, oder in der <i>MiSeq-Probenblatt Kurzanleitung</i>, Teile-Nr. 15028392.</p> <p>Anweisungen zur Vorbereitung von anwendungsspezifischen Primern entfernt. Weitere Informationen finden Sie in <i>Verwendung anwendungsspezifischer Primer im MiSeq</i>, Teile-Nr. 15041638.</p>
Teile-Nr. 15027617 Rev. G	Januar 2013	<p>Anweisungen zum Denaturieren und Verdünnen von DNA-Bibliotheken und Vorbereiten einer Illumina PhiX-Kontrolle entfernt. Siehe <i>DNA-Bibliotheken für die Sequenzierung auf dem MiSeq vorbereiten</i>, Teile-Nr. 15039740.</p> <p>Gerätewaschlauf-Anweisungen dahingehend aktualisiert, dass 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität anstelle von 500 ml Wasser in Laborqualität hinzugefügt werden.</p>

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. F	November 2012	<p>Folgende neue Informationen wurden hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit-Beschreibungen für neue MiSeq-Reagenzien-Kits: MiSeq Reagent Nano Kit (MiSeq-Reagenzien-Nano-Kit) und MiSeq Reagent Micro Kit (MiSeq-Reagenzien-Mikro-Kit) • Überblick über Fließzellentypen • Beschreibung des Analyse-Workflows „Enrichment“ <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neue Funktionen in MCS v2.1, Bildschirm „Perform Wash“ (Waschlauf durchführen), um eine Nachwaschlaufsoption und einen Befehl zum Anheben der Sipper hinzuzufügen • Tabelle mit der Versionskompatibilität, um Abhängigkeiten des Nano- und Mikro-Kits hinzuzufügen • Informationen zur Versionskompatibilität, um neue Reagenzien-Kits hinzuzufügen
Teile-Nr. 15027617 Rev. E	Oktober 2012	<p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Anweisungen zur Vorbereitung der PhiX-Kontrolle wurden korrigiert und die erwartete Clusterdichte der vorbereiteten PhiX-Kontrolle wurde in 1.000–1.200 K/mm² geändert. • Es wurde vermerkt, dass das Verfahren zum Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken, <i>Vorbereiten der Bibliotheken</i>, nicht für Nextera XT-Bibliotheken und TruSeq Amplikon-Bibliotheken gilt. • Name des Upgrades von MiSeq-Erweiterungs-Pack wurde in MiSeq-Hardware-Upgrade geändert • <i>MiSeq Reporter Benutzerhandbuch</i> wurde zur Liste „Weitere Ressourcen“ hinzugefügt.

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. D	Juli 2012	<p>Software-Beschreibungen wurden auf MCS v2.0 aktualisiert.</p> <p>Folgende neue Informationen wurden hinzugefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt mit dem Titel <i>Neue Funktionen in MCS</i>, um neue Software-Funktionen, Änderungen in der Benutzeroberfläche und Änderungen am Workflow zu beschreiben • Katalognummer und Beschreibung des MiSeq-Reagenzien-Kits v2, 500 Zyklen • Abschnitt „Versionskompatibilität und Anforderungen“ • Beschreibung des MiSeq-Erweiterungs-Packs, das für die Fließzellenbildgebung von zwei Oberflächen in 14 Platten erforderlich ist • Beschreibung der Fließzellen-Plattennummerierung mit zwei Oberflächen • PCR Amplicon-Analyse-Workflow für Nextera XT-Bibliotheken • Verwendung von 10 % Tween 20 bei Waschverfahren und erwartete Waschvolumina • Reagenzienkartuschen-Version zum Verfahren für RFID-Read-Fehler <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reagenzien-Akronyme für IMF, CMF und AMX in Reagenziennamen der v2, IMS, CMS bzw. AMS, geändert • PhiX-Konzentration von 8 pM in 12,5 pM geändert • Empfohlene NaOH-Höchstkonzentration in endgültiger Lösung in 1 mM geändert • Es wurde vermerkt, dass ein Wartungswaschlauf erforderlich ist, um das Gerät aus dem Standby-Modus zu holen und mit den Konfigurationsschritten für einen nachfolgenden Lauf zu beginnen. • Der Abschnitt „Probenblattparameter“ und der Schritt für die Probenblatt-Einrichtung im Workflow wurden entfernt. Illumina empfiehlt, das Probenblatt vor der Probenvorbereitung zu erstellen (siehe die <i>MiSeq-Probenblatt Kurzanleitung</i>, Teile-Nr. 15028392 und das <i>Illumina Experiment Manager Benutzerhandbuch</i>, Teile-Nr. 15031335).

Dokument-Nr.	Datum	Beschreibung der Änderung
Teile-Nr. 15027617 Rev. C	April 2012	<p>Software-Beschreibungen wurden auf MCS v1.2 aktualisiert.</p> <p>Folgende neue Verfahren und Abschnitte wurden hinzugefügt: „BaseSpace – Überblick“, „Verwenden anwendungsspezifischer Primer“, „Generieren von FASTQ-Dateien“, „Fehlerbehebung bei Fließratenfehlern“, „Durchführen eines Volumentests“, „Durchführen eines Wartungswaschlaufs“ und „Gerät in den Leerlauf versetzen“, einschließlich eines Standbywaschlaufs.</p> <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name des Amplicon-Workflows in „Custom Amplicon“ geändert; Name des DenovoAssembly-Workflows in „Assembly“ (Assemblierung) geändert; GenerateFASTQ-Workflow hinzugefügt • Beschreibungen von Laufordnern und -dateien hinzugefügt; Laufordnerbenennung aktualisiert; Größe der Ausgabedatei hinzugefügt • Genomordner für Amplikon-Sequenzierung in Probenblatt-Parametern als erforderlich aufgelistet • Anweisungen zum Verdünnen von NaOH zum Denaturieren von Bibliotheken hinzugefügt • MiSeq-Self-Service-Anweisungen zu „Beheben von RFID-Lesefehlern“ hinzugefügt • Zur Fehlerbehebung bei der Laufleistung verwendete Dateien und Ordner aufgelistet
Teile-Nr. 15027617 Rev. B	Dezember 2011	<p>Software-Beschreibungen auf MCS v1.1 aktualisiert</p> <p>Informationen zum Virenschutz hinzugefügt</p> <p>Folgende Informationen wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anweisungen zum Beheben eines RFID-Fehlers • Vorbereiten von Bibliotheken – Geändert in 0,2 N NaOH • Namenskonvention des Laufordners • Erforderlicher Speicherplatz und Speicherkapazität • Schritte zur Laufkonfiguration – Weitere Informationen zu „Konfigurieren des Probenblatts“ hinzugefügt • Schritte zur Laufkonfiguration – Hinweis zum Entsorgen des verbleibenden PR2 hinzugefügt • Analysedauer – Hinzugefügt, wann die Analysedauer mehr als zwei Stunden beträgt • Eingabeanforderungen der Analyse – Manifestdateien für TruSeq Custom Amplicon-Bibliotheken als erforderlich aufgelistet • Größe des HT1-Röhrchens unter „Inhalt des MiSeq-Reagenzien-Kits“ korrigiert • iCom-Referenzen in Myllumina geändert
Teile-Nr. 15027617 Rev. A	September 2011	Erste Version

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Überblick	1
Einleitung	1
Weitere Ressourcen	1
Komponenten	2
MiSeq-Konzepte	5
Systemsoftware	6
Sekundäranalyseoptionen	7
Sequenzierungsanalyse-Viewer	9
Erforderlicher Speicherplatz	9
MiSeq-Reagenzien-Kit – Überblick	9
Kapitel 2 Erste Schritte	13
Starten des MiSeq	13
Anpassen der Systemeinstellungen	13
Konfigurieren von Benachrichtigungen zu BaseSpace-Updates	14
Festlegen von E-Mail-Voreinstellungen	14
Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner	15
Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien	15
Kapitel 3 Sequenzierung	17
Einleitung	17
Dauer des Laufs	17
MiSeq-Workflow	18
Auftauen der Reagenzienkartusche	19
Überprüfen der Reagenzienkartusche	19
Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken	20
Laden von Probenbibliotheken	20
Konfigurieren eines Laufs mit MCS	21
Reinigen der Fließzelle	21
Laden der Fließzelle	23
Laden von Reagenzien	24
Starten des Laufs	26
Überwachen des Laufs	27
Durchführen eines Nachwaschlaufs	29
Kapitel 4 Wartung	35
Wartungshäufigkeit	35
Wartungshäufigkeit beim VeriSeq PGS-Workflow	35
Durchführen eines Wartungswaschlaufs	36
Durchführen eines Standbywaschlaufs	38
Verwalten von Dateien	40
Software-Updates	41
Ausschalten des Geräts	42

Anhang A Fehlerbehebung	43
Einleitung	43
Bundle Logs (Protokollbündel) für die Fehlerbehebung	43
Durchführen einer Systemprüfung	45
Unterbrechen oder Stoppen eines Laufs	45
Manuelles Anheben der Sipper einer Reagenzienkartusche	46
Beheben von Laufkonfigurationsfehlern	47
Beheben von RFID-Lese Fehlern	47
Durchführen eines Volumentests	48
Messen erwarteter Volumina während des Waschlau fs	49
Konfigurieren der Systemeinstellungen	50
Anhang B Ausgabedateien und -ordner	51
Laufordner	51
Inhalt des MiSeqOutput-Ordners	51
RTA-Ordner und -Dateien	53
Index	55
Technische Unterstützung	59

Kapitel 1 Überblick

Einleitung	1
Weitere Ressourcen	1
Komponenten	2
MiSeq-Konzepte	5
Systemsoftware	6
Sekundäranalyseoptionen	7
Sequenzierungsanalyse-Viewer	9
Erforderlicher Speicherplatz	9
MiSeq-Reagenzien-Kit – Überblick	9

Einleitung

Das Illumina® MiSeq®-System verbindet die bewährte SBS-Technologie (Sequencing By Synthesis, Sequenzierung durch Synthese) und einen revolutionären Workflow, mit dem die analysierten DNA-Daten in nur acht Stunden vorliegen. Das MiSeq-System vereint Clusterbildung, Sequenzierung und Datenanalyse in einem einzigen Gerät.

Merkmale

- ▶ **Volle Automatisierung:** Nach der Konfiguration Ihres Laufs, die das Laden der vorbefüllten Reagenzienkartusche, der Pufferflasche und der Fließzelle umfasst, sind keine weiteren manuellen Aktionen erforderlich.
- ▶ **Vorbefüllte Reagenzienkartusche:** Eine speziell entwickelte vorbefüllte Einweg-Reagenzienkartusche liefert die Reagenzien für die Clusterbildung und die Sequenzierung, darunter auch Reagenzien für die Paired-End-Sequenzierung und Indizierungsreagenzien. Integriertes RFID-Tracking (Radio Frequency Identification) ermöglicht die genaue Nachverfolgung von Verbrauchsmaterialien.
- ▶ **Steuerelemente:** Die Benutzeroberfläche der MiSeq Control Software (MCS) bietet Steuerelemente zum Konfigurieren des Geräts, zum Konfigurieren und Überwachen von Läufen sowie zum Durchführen von Wartungsverfahren.
- ▶ **Komfortables Laden von Fließzellen:** Ein Klemmmechanismus positioniert die Fließzelle beim Laden in das Gerät automatisch. Integriertes RFID-Tracking (Radio Frequency Identification) ermöglicht die genaue Nachverfolgung von Verbrauchsmaterialien.
- ▶ **Innovative Fluidik-Architektur:** Das MiSeq-Fluidiksystem sorgt für unübertroffene Effizienz des Chemikalien-Zyklus bei der Sequenzierung.
- ▶ **Echtzeitanalyse („Real-Time Analysis“, RTA):** Die integrierte Analysesoftware führt während des Sequenzierungslaufs eine Datenanalyse im Gerät einschließlich Bildanalyse und Base-Calling in Echtzeit durch, was wertvolle Zeit spart, die nachgeschaltete Analysen in Anspruch nehmen würden.
- ▶ **Integrierte Sekundäranalyse-Software:** MiSeq Reporter verarbeitet die Daten der Echtzeitanalyse, führt das Alignment durch und liefert Informationen zu jeder analysierten Probe.


Weitere Ressourcen

Auf den [Supportseiten zum MiSeq-System](#) auf der Illumina-Website finden Sie weitere Ressourcen. Diese umfassen Software, Schulungsmaterial, Informationen zu kompatiblen Produkten und die folgende Dokumentation. Vergewissern Sie sich stets auf den Supportseiten, dass Sie über die aktuellen Versionen verfügen.

Ressource	Beschreibung
<i>MiSeq-System Handbuch zur Standortvorbereitung (Dokument-Nr. 15027615)</i>	Enthält Spezifikationen für den Laborplatz, die elektrischen Anforderungen und die Umgebungsbedingungen.
<i>MiSeq-System Sicherheits- und Compliance-Handbuch (Dokument-Nr. 15027616)</i>	Bietet Informationen zu Gerätekennezeichnungen und Compliance-Zertifizierungen sowie sicherheitsbezogene Informationen.
<i>Illumina Experiment Manager Benutzerhandbuch (Dokument-Nr. 15031335)</i>	Enthält Anweisungen zum Erstellen von Probenplatten und -blättern für verschiedene Workflows und Bibliothekstypen.
<i>BlueFuse Workflow Manager Benutzerhandbuch (Dokument-Nr. 1000000028842)</i>	Enthält Anweisungen zum Erstellen von Probenplatten und -blättern für die Verwendung mit dem VeriSeq PGS-Workflow.
<i>MiSeq-Probenblatt Kurzanleitung (Dokument-Nr. 15028392)</i>	Enthält Informationen über das Hinzufügen von Probenblatteinstellungen zu Ihrem Probenblatt.
<i>MiSeq-System Handbuch zum Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken (Dokument-Nr. 15039740)</i>	Bietet Anweisungen zum Denaturieren und Verdünnen von vorbereiteten Probenbibliotheken vor der Sequenzierung auf dem MiSeq sowie zum Vorbereiten einer PhiX-Kontrolle. Dieser Schritt gilt für die meisten Bibliothekstypen.
<i>MiSeq Handbuch für anwendungsspezifische Primer (Dokument-Nr. 15041638)</i>	Bietet Anweisungen für das Vorbereiten und Laden von anwendungsspezifischen Primern und das Bearbeiten des Probenblatts für anwendungsspezifische Primer.
<i>MiSeq Reporter Benutzerhandbuch (Dokument-Nr. 15042295)</i>	Bietet einen umfassenden Überblick über Analyseverfahren, Analyse-Workflows und die von der MiSeq Reporter-Benutzeroberfläche generierten Ausgabedateien sowie IT-Anforderungen, Anweisungen für die Installation separat vom Gerät und Informationen zur Fehlerbehebung.
<i>MiSeq Reporter Online-Hilfe</i>	Bietet Anweisungen für die Verwendung der Software MiSeq Reporter.
<i>BlueFuse Multi Softwarehandbuch (Dokument-Nr. 15053620)</i>	Bietet einen umfassenden Überblick über Analyseverfahren, Analyse-Workflows und von BlueFuse Multi generierte Dateien sowie IT-Anforderungen und Informationen zur Fehlerbehebung. Verwenden Sie dieses Handbuch mit dem VeriSeq PGS-Workflow.
<i>BaseSpace Benutzerhandbuch (Dokument-Nr. 15044182)</i>	Enthält Anweisungen zur Verwendung von BaseSpace sowie Beschreibungen zu den Diagrammen der einzelnen Analyse-Workflows.
<i>BaseSpace Onsite Systemhandbuch (Dokument-Nr. 15049148)</i>	Enthält Anweisungen für die Verwendung des BaseSpace Onsite-Systems.

Komponenten

Das MiSeq umfasst einen Touchscreen-Monitor, eine Statusleiste, eine Ein/Aus-Taste, neben der sich USB-Anschlüsse befinden, und drei Kammern.

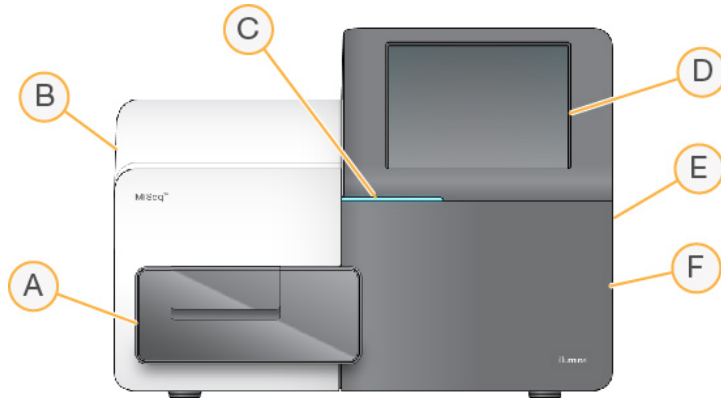

- A **Fließzellenkammer:** Enthält den Fließzellentisch, auf dem sich die Fließzellen während des Laufs befinden. Der Fließzellentisch wird durch Motoren gesteuert, die den Tisch für das Laden der Fließzelle aus dem gekapselten Optikmodul herausfahren und ihn zurückfahren, wenn der Lauf beginnt.
- B **Geschlossene Optikammer:** Enthält optische Komponenten, die die Bildgebung der Fließzelle ermöglichen.
- C **Statusleiste:** Zeigt den Status der Fließzelle an: bereit für die Sequenzierung (grün), in Verarbeitung (blau) oder erfordert Überprüfung (orange).
- D **Touchscreen-Monitor:** Zeigt die Oberfläche der Steuerungssoftware für die System- und Laufkonfiguration an.
- E **Externe USB-Anschlüsse:** Ermöglichen die Übertragung von Dateien und Daten auf den Gerätecomputer über den Touchscreen-Monitor.
- F **Reagenzienkammer:** Enthält Reagenzien bei geeigneten Temperaturen, Waschlösungen und eine Flasche für verbrauchte Reagenzien. Ein Magnetverschluss sichert die Tür der Reagenzienkammer.


Die MiSeq-Benutzeroberfläche führt Sie durch die Schritte zur Laufkonfiguration über den Touchscreen-Monitor. Zum Laden der Laufkomponenten müssen Sie auf die Reagenzienkammer und die Fließzellenkammer zugreifen können.

Fließzellenkammer

In der Fließzellenkammer sind der Fließzellentisch, die thermische Station und die Fluidikanschlüsse für die Fließzelle untergebracht. Der Fließzellentisch trägt die Fließzelle, die von der Fließzellenklemme gesichert und positioniert wird. Wenn die Fließzellenklemme schließt, wird die Fließzelle durch zwei Stifte in der Nähe des Scharniers der Klemme automatisch positioniert.

Die thermische Station unter dem Fließzellentisch steuert die für die Clusterbildung und die Sequenzierung erforderlichen Änderungen der Fließzellentemperatur.

Abbildung 1 Fließzellenkammer

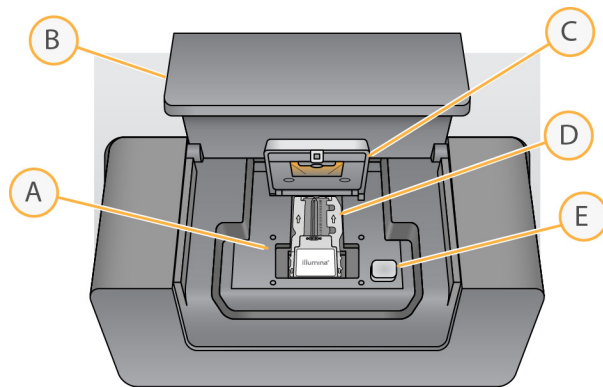

- A Fließzellentisch
- B Tür der Fließzellenkammer
- C Fließzellenklemme
- D Fließzelle
- E Freigabeknopf der Fließzellenklemme

Reagenzienkammer

In der Reagenzienkammer befinden sich der Reagenzienkühler sowie Positionen für die Waschpuffer-Flasche (PR2) und die Abfallflasche. Um eine gleich bleibende Temperatur aufrechtzuerhalten, öffnen und schließen Sie den Reagenzienkühler nur dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.




HINWEIS

Der erforderliche Temperaturbereich des Reagenzienkühlers liegt zwischen 2 °C und 11 °C.

Während des Laufs enthält der Reagenzienkühler eine Einweg-Reagenzienkartusche. Während des Gerätewaschlaufs enthält der Reagenzienkühler die Waschablage. Die Software senkt, je nachdem, welcher Prozess gerade ausgeführt wird, zum passenden Zeitpunkt während eines Laufs automatisch Sipper in die einzelnen Behälter der Reagenzienkartusche ab.

Rechts neben dem Reagenzienkühler befinden sich formschlüssige Aussparungen für die PR2-Flasche und die Abfallflasche. Der Sipper-Griff arretiert die Flaschen in ihrer Position und senkt den entsprechenden Sipper in die jeweilige Flasche ab. Reagenzien werden durch die Sipper und die Fluidikleitungen und anschließend durch die Fließzelle gepumpt. Reagenzienabfall wird während des gesamten Prozesses in die Abfallflasche abgegeben.

Abbildung 2 Komponenten der Reagenzienkammer

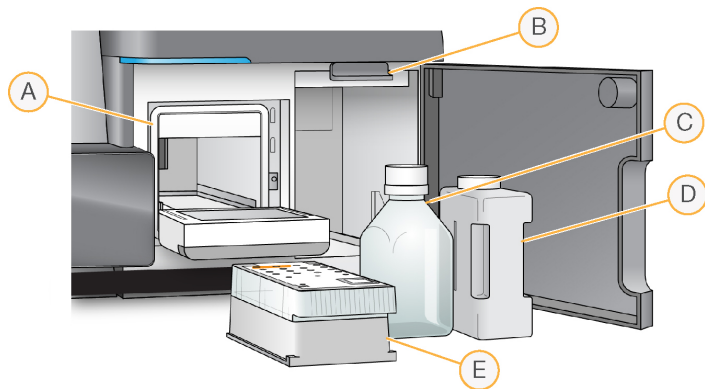

- A Reagenzienkühler
- B Sipper-Griff (in angehobener Position dargestellt)
- C PR2-Flasche
- D Abfallflasche
- E Reagenzienkartusche

MiSeq-Konzepte

Folgende Konzepte und Begriffe betreffen die Laufkonfigurationsschritte im MiSeq.

Konzept	Beschreibung
Analyse-Workflow	Es erfolgt eine Sekundäranalyse mithilfe von MiSeq Reporter. Der Analyse-Workflow für jeden Lauf wird im Probenblatt oder vom ausgewählten Modul angegeben.
Manifest	Die Datei, die ein Referenzgenom und Ziel-Referenzregionen angibt, die im Alignment-Schritt zu verwenden sind. Für Workflows, die eine Manifestdatei erfordern, wird diese im Probenblatt angegeben und in den Manifestordner kopiert, der in der MCS festgelegt ist.
Referenzgenom	Eine Datei im FASTA-Format, die die Genomsequenzen enthält, die während der Analyse verwendet werden. Für die meisten Analyse-Workflows wird die Referenzgenomdatei im Probenblatt angegeben.
Laufordner	Die von der RTA-Software gefüllte Ordnerstruktur (MiSeqOutput-Ordner) oder der von MiSeq Reporter (MiSeqAnalysis) gefüllte Ordner. Weitere Informationen finden Sie unter Laufordner auf Seite 51.
Probenblatt	Eine kommasetrennte Wertedatei (*.csv), die die zum Konfigurieren und Analysieren eines Sequenzierungslaufs verwendeten Informationen enthält, darunter eine Liste von Proben und deren Indexsequenzen. Das Probenblatt muss während der Laufkonfigurationsschritte auf dem MiSeq bereitgestellt werden. Nach dem Start des Laufs wird das Probenblatt in „SampleSheet.csv“ umbenannt und in die Laufordner kopiert: MiSeqTemp, MiSeqOutput und MiSeqAnalysis.

Weitere Informationen über Analyse-Workflows und Manifestdateiformate finden Sie im *Softwarehandbuch zu MiSeq Reporter* (Dokument-Nr. 15042295).

Weitere Informationen über Probenblätter finden Sie in der *Kurzanleitung zum MiSeq-Probenblatt* (Dokument-Nr. 15028392).

Systemsoftware

Die Gerätesoftware-Suite umfasst integrierte Anwendungen für die Durchführung von Sequenzierungsläufen, die Geräteanalyse und zugehörige Funktionen.

- ▶ **MiSeq Control Software (MCS):** Steuert den Betrieb des Geräts. Die Benutzeroberfläche der MiSeq Control Software (MCS) führt Sie durch die Schritte zum Laden der Fließzelle und der Reagenzien vor Beginn eines Laufs. Während der Durchführung des Laufs wird ein Überblick über Qualitätsstatistikwerte angezeigt.
- ▶ Während des Laufs steuert MCS den Fließzellentisch, verteilt Reagenzien, kontrolliert die Fließzellentemperaturen und nimmt Bilder von den Clustern auf der Fließzelle auf. MCS führt den Lauf basierend auf Parametern durch, die im Probenblatt angegeben sind.
- ▶ **Echtzeitanalyse-Software (RTA):** Führt die Bildanalyse und das Base-Calling durch und weist jeder Base für jeden Zyklus einen Qualitäts-Score zu. Bilder werden zur Verarbeitung durch die Echtzeitanalyse (RTA) vorübergehend im Laufordner gespeichert und anschließend nach Abschluss der Analyse durch die Echtzeitanalyse automatisch gelöscht.
- ▶ **Integrierte Sekundäranalyse-Software:** Führt Sekundäranalysen durch. MiSeq Reporter verarbeitet von der RTA-Software generierte Base-Calls und liefert Informationen zu Alignment, Varianten und Contig-Assemblierungen für alle angeforderten Genome. Die Art der durchgeführten Analyse wird durch den im Probenblatt angegebenen Analyse-Workflow festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter *MiSeq Reporter-Software auf Seite 8*.





Außerdem ist als optionale Software der Sequenzierungsanalyse-Viewer (SAV) erhältlich. Diese Anwendung wird separat vom Gerät verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Sequenzierungsanalyse-Viewer auf Seite 9*.

Statussymbole

Ein Statussymbol in der Steuerungssoftware informiert Sie über Änderungen der Bedingungen während der Laufkonfiguration bzw. während des Laufs. Eine Zahl auf dem Symbol zeigt die Anzahl der Zustände für einen Status an.

Ändert sich der Laufstatus, blinkt das Symbol, um Sie zu warnen. Wählen Sie das Symbol, um eine Beschreibung der Zustände anzuzeigen. Wählen Sie **Acknowledge** (Bestätigen), um die Meldung zu löschen, und dann **Close** (Schließen), um das Dialogfeld zu schließen.

Filtern Sie die Typen der Meldungen, die im Statusfenster angezeigt werden, indem Sie die Symbole am oberen Fensterrand auswählen. Wenn Sie ein Symbol auswählen, wird die Bedingung angezeigt bzw. ausgeblendet.

Statussymbol	Statusname	Beschreibung
	Status OK	Keine Änderung. Das System funktioniert normal.
	Achtung	Wichtige Informationen. Aktion erforderlich.
	Warnung	Bei einer Warnung wird ein Lauf nicht angehalten. Bei einigen Warnungen sind jedoch Maßnahmen erforderlich, bevor der Lauf fortgesetzt wird.
	Fehler	Fehler stoppen einen Lauf in der Regel und erfordern im Allgemeinen eine Aktion, bevor der Lauf fortgesetzt werden kann.

Aktivitätsanzeigen

Die Aktivitätsanzeigensymbole zeigen die Aktivität an, die das Gerät gerade ausführt.

Abbildung 3 Aktivitätsanzeigen




Die Aktivitätsanzeigen stehen von links nach rechts für die folgenden Aktivitäten:

- ▶ Bewegen des y-Tisches
- ▶ Bewegen des z-Tisches
- ▶ Aktivieren der Elektronik-Funktionalität
- ▶ Verwenden der Kamera
- ▶ Pumpen durch das Fluidiksystem

Sensoranzeigen

Sensoranzeigen im unteren Bereich jedes Bildschirms in der Benutzeroberfläche stellen den Status der Gerätekomponenten dar.

Abbildung 4 Sensoranzeigen

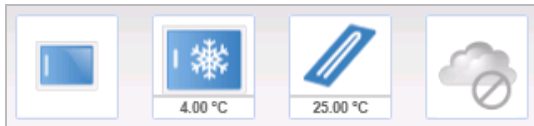

Die Sensoranzeigen stehen von links nach rechts für die folgenden Komponenten:

- ▶ Tür der Fließzellenkammer, in geschlossener oder geöffneter Position
- ▶ Temperatur des Reagenzienkühlers in °C
- ▶ Temperatur der Fließzelle in °C
- ▶ BaseSpace[®]-Verbindungsstatus (Abbildung zeigt unterbrochene Verbindung)

Sekundäranalyseoptionen

MiSeq-Sequenzierungsdaten können mit MiSeq Reporter auf dem Gerätecomputer, mit BaseSpace[™] Onsite auf einem Netzwerkserver oder mit BaseSpace in der Cloud analysiert werden. Diese Anwendungen liefern für jedes erforderliche Genom und für jede Probe eines Laufs mit mehreren Proben Informationen zum Alignment, zu Varianten und zu Contig-Assemblierungen. Wenn Sie den VeriSeq[™] PGS-Workflow durchführen, verwenden Sie die BlueFuse[™] Multi-Software für die Analyse.

BaseSpace und BaseSpace Onsite – Überblick

BaseSpace ist die Cloud-Computing-Umgebung von Illumina. BaseSpace Onsite bietet eine Computing-Umgebung auf einem dedizierten Server zusammen mit Tools für die Laufkonfiguration und Analyseoptionen.

Melden Sie sich bei BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite an, wenn Sie den Sequenzierungsverlauf konfigurieren. Bei der Verwendung von BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Laufdaten lokal zu speichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Anpassen der Systemeinstellungen* auf Seite 13.

Wenn Sie den Sequenzierungslauf starten, ändert sich das Symbol, um anzugeben, dass das MiSeq mit BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite verbunden ist und Datendateien an den angegebenen Speicherort übertragen werden.

Abbildung 5 Symbol „Verbunden mit BaseSpace“


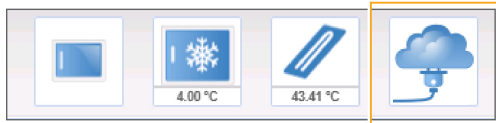


Abbildung 6 Symbol „Verbunden mit BaseSpace Onsite“

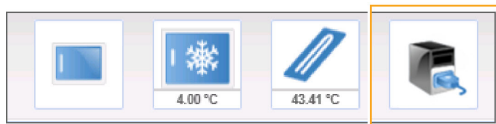

Bei Verwendung von BaseSpace werden Datendateien während der Übertragung verschlüsselt, während der Analyse entschlüsselt und bei der Speicherung erneut verschlüsselt. Bei Verwendung von BaseSpace Onsite werden Datendateien während der Übertragung verschlüsselt, während der Analyse entschlüsselt und optional bei der Speicherung erneut verschlüsselt.

BaseSpace und BaseSpace Onsite trennen die Verbindung zum MiSeq-Gerät automatisch am Ende des Laufs oder nachdem alle RTA-Analysedateien übertragen wurden. Wenn die Internetverbindung unterbrochen wird, wird nach der Wiederherstellung der Verbindung das Hochladen der Analysedateien ab dem Punkt wiederaufgenommen, an dem die Unterbrechung auftrat.

Nachdem die letzte Base-Call-Datei in BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite hochgeladen wurde, beginnt die Sekundäranalyse Ihrer Daten. In BaseSpace und BaseSpace Onsite werden dieselben Analyse-Workflows unterstützt wie bei der Geräteanalyse mit MiSeq Reporter.

Bei MiSeq Reporter werden während der Installation mehrere Genome bereitgestellt. BaseSpace und BaseSpace Onsite unterstützen ausschließlich in MiSeq Reporter enthaltene Genome.

Sie können unter basespace.illumina.com eine Verbindung zu BaseSpace herstellen. Melden Sie sich mit den Anmeldedaten für Ihr Myllumina-Konto an. Weitere Informationen zu BaseSpace finden Sie im *Benutzerhandbuch zu BaseSpace (Dokument-Nr. 15044182)* sowie auf den BaseSpace-Supportseiten auf der Illumina-Website.

Weitere Informationen zu BaseSpace Onsite finden Sie im *Systemhandbuch zu BaseSpace Onsite (Dokument-Nr. 15049148)* sowie auf den BaseSpace OnSite-Supportseiten auf der Illumina-Website.

MiSeq Reporter-Software

MiSeq Reporter ist eine Windows-Dienstanwendung, die durch die RTA-Software generierte Base-Calls verarbeitet. MiSeq Reporter startet die Sekundäranalyse unmittelbar nach Abschluss der Analyse des Sequenzierungslaufs durch die RTA-Software.

MiSeq Reporter läuft auf dem Gerätecomputer. Die Benutzeroberfläche muss jedoch mithilfe eines Webbrowsers auf einem anderen Computer angezeigt werden, der mit demselben Netzwerk verbunden ist wie MiSeq Reporter.

Wenn die Sekundäranalyse abgeschlossen ist, wird die Datei CompletedJobInfo.xml in den Laufordner geschrieben. Weitere Informationen finden Sie im *Softwarehandbuch zu MiSeq Reporter (Dokument-Nr. 15042295)*.

Sequenzierung während der Analyse

Die Datenverarbeitungsressourcen des MiSeq-Systems werden entweder für die Sequenzierung oder die Analyse verwendet.

Wenn auf dem MiSeq ein neuer Sequenzierungslauf gestartet wird, bevor die Sekundäranalyse eines vorherigen Laufs abgeschlossen ist, wird die MiSeq Reporter-Analyse automatisch angehalten.

Nach Abschluss des Laufs kann MiSeq Reporter mithilfe der Funktion „Requeue“ (Erneut zur Warteschlange hinzufügen) neu gestartet werden.

Nach Abschluss der Sequenzierung des neuen Laufs beginnt die Sekundäranalyse des vorherigen Laufs automatisch wieder von vorne.

Sequenzierungsanalyse-Viewer

Mit dem Sequenzierungsanalyse-Viewer (SAV) von Illumina können Sie Ihren Lauf detaillierter überwachen, ohne den Lauf zu stören. Das MiSeq-System muss an das Netzwerk angeschlossen sein, um die primären Analyseergebnisse im SAV anzeigen zu können.

Der SAV ermöglicht Ihnen, Kennzahlen während eines Laufs, wenn sie generiert werden, sowie später nach Abschluss eines Laufs zu prüfen. Installieren Sie den SAV auf einem vom MiSeq unabhängigen Computer mit Zugriff auf dasselbe Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist. Wechseln Sie nach dem Start der Software zum Ausgabeordner Ihres Laufs.

Nach der Matrizenbildung bietet der SAV von der Echtzeitanalyse (RTA) generierte Kennzahlen und organisiert die Kennzahlen in Darstellungen, Diagrammen und Tabellen.



HINWEIS

Der SAV ist universell für alle Sequenziersysteme von Illumina einsetzbar, von denen die meisten eine Fließzelle mit acht Lanes verwenden. Einige Ansichten umfassen Dropdown-Listen, die die Lanes 1 bis 8 enthalten. Da die MiSeq-Fließzelle eine einzelne Lane hat, wählen Sie **All** (Alle) oder **Lane 1**. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Sequenzierungsanalyse-Viewer (Dokument-Nr. 15020619)*.

Erforderlicher Speicherplatz

Der integrierte Computer des Geräts besitzt eine Speicherkapazität von ca. 550 GB.

Bevor ein Lauf gestartet wird, überprüft die Software den verfügbaren Speicherplatz. Falls nicht genügend Speicherplatz für Ihren Lauf zur Verfügung steht, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viel Speicherplatz erforderlich ist.

Falls Sie dazu aufgefordert werden, für mehr Speicherplatz zu sorgen, löschen bzw. lagern Sie ältere Laufordner aus. Weitere Informationen finden Sie unter *Verwalten von Dateien auf Seite 40*. Nachdem Sie eine ausreichende Menge an Speicherplatz freigegeben haben, wählen Sie **Restart Check** (Prüfung neu starten).

MiSeq-Reagenzien-Kit – Überblick

Das MiSeq-Reagenzien-Kit ist ein für die Durchführung eines Sequenzierungslaufs erforderliches Reagenzien-Kit für den Einmalgebrauch. Es ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Jede Ausführung des MiSeq-Reagenzien-Kits enthält eine Fließzelle des für das jeweilige Kit spezifischen Typs und die zur Durchführung eines Laufs benötigten Reagenzien.

Bei der Fließzelle, der PR2-Flasche und der Reagenzienkartusche aus dem Kit wird das RFID-Tracking (Radio Frequency Identification) für die genaue Nachverfolgung von Verbrauchsmaterialien und das Prüfen der Kompatibilität verwendet.

Verwenden Sie immer die Ihrem Fließzellentyp entsprechende Reagenzienkartusche. Wenn die Reagenzienkartusche nicht kompatibel ist, wird während der Laufkonfiguration eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, eine kompatible Reagenzienkartusche zu laden.

Informationen zu den verfügbaren Reagenzien-Kits finden Sie auf der Illumina-Website auf der [Produktseite zu MiSeq-Reagenzien-Kits](#).


Fließzelle

Die MiSeq-Fließzelle ist ein Glasträger für den Einmalgebrauch, auf dem die Clusterbildung und die Sequenzierungsreaktion erfolgen.

Reagenzien werden der Fließzelle durch den Einlassanschluss zugeführt, passieren den Bildgebungsbereich der einzelnen Lane und verlassen die Fließzelle durch den Auslassanschluss. Abfälle werden beim Verlassen der Fließzelle in die Abfallflasche transportiert.

Die Bibliotheken werden vor dem Konfigurieren des Laufs in die Reagenzienkartusche geladen und dann automatisch an die Fließzelle weitergeleitet, nachdem der Lauf begonnen hat.

Abbildung 7 MiSeq-Fließzelle

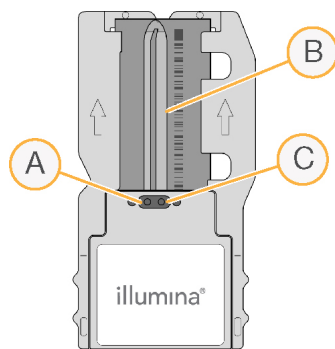

- A Auslassanschluss
- B Bildgebungsbereich
- C Einlassöffnung

Farbe des Fließzellenverschlusses

Die Farbe des Verschlusses des Fließzellenbehälters gibt den Fließzellentyp an:

Fließzelle	Farbe des Fließzellenverschlusses
Standard-Fließzelle PGS-Fließzelle	Transparent
Mikro-Fließzelle	Grün
Nano-Fließzelle	Gelb

Reagenzienkartusche – Überblick

Die MiSeq-Reagenzienkartusche ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Sie besteht aus folienversiegelten Behältern, die mit einer für die Sequenzierung einer Fließzelle ausreichenden Menge an Clusterbildungs- und Sequenzierungsreagenzien vorbefüllt sind.

Jeder Behälter der Kartusche ist nummeriert. Probenbibliotheken werden in Position 17, die mit **Load Samples** (Proben laden) beschriftet ist, in die Kartusche geladen.



WARNUNG

Diese Reagenzien enthalten potenziell gefährliche Chemikalien. Es kann daher durch Inhalation oder orale Aufnahme, Kontakt mit der Haut oder den Augen zu einer Verletzung von Personen kommen. Tragen Sie eine entsprechende für das Expositionsrisiko geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhen und Laborkittel. Verbrauchte Reagenzien sind als chemische Abfälle zu behandeln. Entsorgen Sie sie daher gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Zusätzliche umwelt-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS, Safety Data Sheet) unter support.illumina.com/sds.html.

Reservierte Behälter

Abbildung 8 Reagenzienkartusche mit nummerierten Behältern

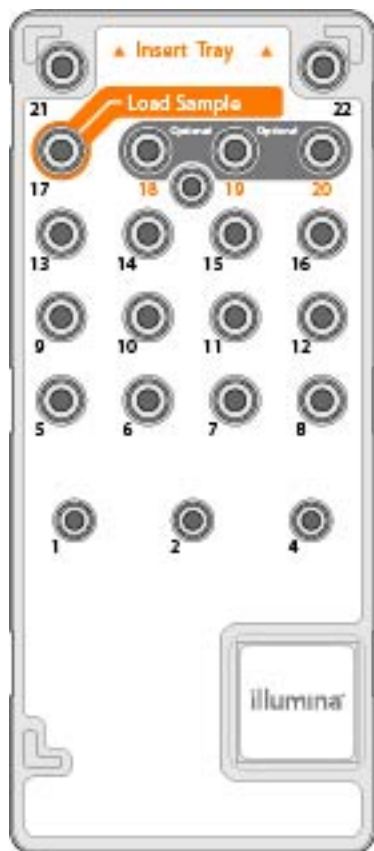


Tabelle 1 Reagenzienkartuschenbehälter

Position	Name des Reagenz	Beschreibung
8	LDR	Denaturierungsreagenz (enthält Formamid)
17	Reserviert	Load Sample (Probe laden) (für Probenbibliotheken reserviert)
18	Reserviert	Für den anwendungsspezifischen Read 1-Primer reserviert [Optional]
19	Reserviert	Für den anwendungsspezifischen Index-Read-Primer reserviert [Optional]
20	Reserviert	Für den anwendungsspezifischen Read 2-Primer reserviert [Optional]



HINWEIS

Weitere Informationen zur Verwendung von anwendungsspezifischen Primern auf der MiSeq-Reagenzienkartusche finden Sie im *Handbuch für anwendungsspezifische Primer für das MiSeq* (Dokument-Nr. 15041638).

Kapitel 2 Erste Schritte

Starten des MiSeq	13
Anpassen der Systemeinstellungen	13
Konfigurieren von Benachrichtigungen zu BaseSpace-Updates	14
Festlegen von E-Mail-Voreinstellungen	14
Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner	15
Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien	15

Starten des MiSeq


- 1 Stellen Sie den Netzkippschalter auf der Rückseite des Geräts in die Position | (Ein).



HINWEIS

Um eine optimale Leistung zu erzielen, lassen Sie das Gerät immer eingeschaltet. Wenn das Gerät jedoch ausgeschaltet werden muss, siehe *Ausschalten des Geräts auf Seite 42*. Warten Sie **mindestens** 60 Sekunden, bevor Sie den Netzschalter wieder einschalten.

Abbildung 9 Position des Netzschalters

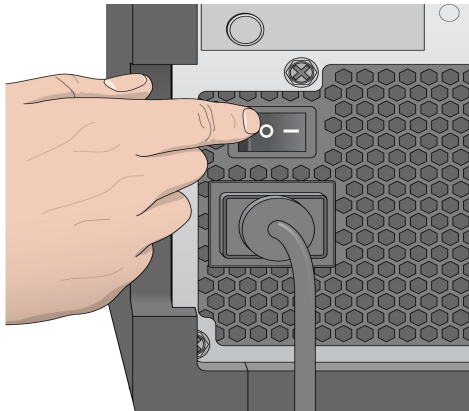

- 2 Warten Sie, bis das System geladen ist, und melden Sie sich dann beim Betriebssystem an. Fragen Sie, falls erforderlich, den Administrator Ihres Unternehmens nach dem Benutzernamen und dem Kennwort. Wenn das Betriebssystem geladen ist, wird die MiSeq Control Software (MCS) gestartet. Sie beginnt automatisch mit der Initialisierung des Systems.

Anpassen der Systemeinstellungen

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Run Options** (Laufoptionen).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Run Settings** (Laufeinstellungen).
- 3 Wählen Sie **Post Run Wash** (Nachwaschlauf) bzw. **Maintenance Wash** (Wartungswaschlauf). Nach jedem Lauf muss ein Gerätewaschlauf durchgeführt werden. Die Software verlangt die Durchführung eines Waschlaufs, bevor ein weiterer Lauf eingerichtet werden kann. Die Option „Post-Run Wash“ (Nachwaschlauf) legt die Art des standardmäßig durchzuführenden Waschlaufs fest. Ein Nachwaschlauf dauert etwa 30 Minuten. Ein Wartungswaschlauf dauert etwa eine Stunde.
- 4 Geben Sie die Adresse des BaseSpace Onsite-Servers ein.
Die Onsite-Servereinstellung ist für die Verwendung von BaseSpace Onsite erforderlich.

- 5 Wählen Sie **Send Instrument Performance Data to Illumina to aid technical support** (Gerätstatusdaten für technischen Support an Illumina senden), um den Überwachungsdienst Illumina Proactive zu aktivieren. Je nach verwendeter MCS-Version kann der Name dieser Einstellung auf der Benutzeroberfläche der Software von dem in diesem Handbuch abweichen.
- Nach Aktivierung dieser Einstellung werden Leistungsdaten des Geräts an Illumina gesendet. Mit diesen Daten werden das Erkennen möglicher Fehler und die Fehlerbehebung durch Illumina unterstützt, sodass durch proaktive Wartung die Geräteverfügbarkeit maximiert werden kann. Weitere Informationen zu den Vorteilen dieses Services finden Sie im *technischen Hinweis zu Illumina Proactive (Dokument-Nr. 1000000052503)*.
- Über diesen Service:
- ▶ Sendet keine Sequenzierungsdaten.
 - ▶ Erfordert, dass das Gerät mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist.
 - ▶ Ist standardmäßig aktiviert. Für die Abmeldung bei diesem Dienst deaktivieren Sie die Einstellung **Send Instrument Performance Data to Illumina to aid technical** (Performance-Daten des Geräts für technischen Support an Illumina senden).
- 6 Wählen oder löschen Sie bei MiSeq Reporter die Option **When using BaseSpace or BaseSpace Onsite, replicate analysis locally on MiSeq** (Bei Verwendung von BaseSpace oder BaseSpace Onsite die Analyse lokal auf MiSeq replizieren).
- Die Einstellung „Replicate Analysis Locally“ (Analyse lokal replizieren) gibt die Analyse-Verarbeitungsspeicherorte bei Verwendung von BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite an. Diese Einstellung ermöglicht die Durchführung der Analyse sowohl lokal auf dem Gerät als auch in BaseSpace und BaseSpace Onsite.
- Wenn Sie BaseSpace oder BaseSpace Onsite verwenden und diese Option wählen, wird MiSeq Reporter nach dem Lauf automatisch gestartet und die Analyse wird lokal durchgeführt.
- Wenn Sie BaseSpace oder BaseSpace Onsite verwenden und diese Option nicht aktivieren, wird MiSeq Reporter nach dem Lauf nicht automatisch gestartet und die Analyse wird nur in BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite durchgeführt.
- Wählen Sie diese Option, wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow mit BlueFuse Multi durchführen.

Konfigurieren von Benachrichtigungen zu BaseSpace-Updates

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 2 Wählen Sie **Software Update** (Software-Update).
- 3 Wählen Sie **Automatically check for new software updates on BaseSpace** (Automatisch nach neuen Software-Updates auf BaseSpace suchen).

Festlegen von E-Mail-Voreinstellungen

Das MiSeq-Gerät kann so konfiguriert werden, dass es eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, wenn die RTA-Analyse oder die Sekundäranalyse im Gerät abgeschlossen ist oder wenn in der MiSeq-Software ein kritischer Fehler auftritt.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Run Options** (Laufoptionen).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Email Notifications** (E-Mail-Benachrichtigungen).
- 3 Geben Sie folgende Informationen ein:

- ▶ **Local SMTP email server address** (Adresse des lokalen SMTP-E-Mail-Servers): Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um die Adresse des lokalen SMTP-E-Mail-Servers einzugeben. Fragen Sie bei Bedarf den Administrator Ihres Unternehmens nach dieser Information.
- ▶ **Sender address** (E-Mail-Adresse des Absenders): Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um die E-Mail-Adresse des Absenders einzugeben. Sie können Ihre E-Mail-Adresse oder eine andere E-Mail-Adresse zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen angeben.
- ▶ **Recipient addresses** (Empfängeradressen): Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um die E-Mail-Adressen der Benachrichtigungsempfänger einzugeben. Trennen Sie die einzelnen E-Mail-Adressen durch Kommas. Wählen Sie **Test**, um eine Test-E-Mail an die Benachrichtigungsempfänger zu senden.
- ▶ **Notify via email when** (Per E-Mail benachrichtigen, wenn): Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Laufereignisse, für die eine Benachrichtigung gesendet werden soll.

Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner

Ordner können sich in einem lokalen Netzwerk oder auf dem Gerätecomputer befinden.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Run Options** (Laufoptionen).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Folder Settings** (Ordneinstellungen) aus.
- 3 Geben Sie Standardspeicherorte für die nachfolgenden Ordner an.
 - ▶ **Recipe Folder** (Rezeptur-Ordner): Legt den Standardspeicherort für Rezepturen fest. Rezepturen sind XML-Dateien, anhand derer die Software den Sequenzierungslauf durchführt. Eine Rezeptur wird beim Starten des Laufs auf Basis der Parameter erstellt, die Sie im Probenblatt angeben. Anschließend wird die Rezeptur in den Ausgabeordner kopiert.
 - ▶ **Sample Sheet Folder** (Probenblatt-Ordner): Legt den Standardspeicherort für Probenblätter fest. Probenblätter werden vor der Bibliotheksvorbereitung erstellt und enthalten Parameter für den Lauf.
 - ▶ **Manifest Folder** (Manifest-Ordner): Für einige Bibliothekstypen sind Manifestdateien erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation für Ihr Probenvorbereitungskit sowie in der *Probenblatt-Kurzanleitung (Dokument-Nr. 15028392)*.
 - ▶ **MiSeqOutput**: Legt das Standardverzeichnis für die Analyseausgabedateien von MiSeq Reporter fest. Ändern Sie den Standardausgabeordner auf einen Speicherort im Netzwerk, um Dateien langfristig zu speichern und für die gemeinsame Nutzung freizugeben und gegebenenfalls die Verwendung von MiSeq Reporter im Offline-Modus zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter *Laufordner auf Seite 51*.

Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien

Stellen Sie sicher, dass die folgenden vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien verfügbar sind, bevor Sie mit einem Lauf beginnen.

Verbrauchsmaterial	Anbieter	Zweck
Stock 1,0 N NaOH, in Molekularbiologie-Qualität	Allgemeiner Laborlieferant	Denaturieren der Probenbibliotheken und der PhiX-Kontroll-DNA
Alkoholtupfer, 70 % Isopropyl oder Ethanol, 70 %	VWR, Katalog-Nr. 95041-714* Allgemeiner Laborlieferant	Reinigen des Fließzellenhalters

Verbrauchsmaterial	Anbieter	Zweck
Einweg-Handschuhe, ungepudert	Allgemeiner Laborlieferant	Allgemeine Verwendung
Labortücher, fusselfrei	VWR, Katalog-Nr. 21905-026*	Reinigen des Fließzellentischs und der Verschlussfolie, die den Probenbehälter abdeckt
Linsenpapier, 10 x 15 cm	VWR Katalog-Nr. 52846-001*	Reinigen der Fließzelle
Mikrozentrifugenröhrchen	Allgemeiner Laborlieferant	Denaturieren und Verdünnen der Probenbibliotheken und der PhiX-Kontroll-DNA
MiSeq-Röhrchen	Illumina, Teile-Nr. MS-102-9999	Waschen der Matrizenleitung zur Verwendung mit dem VeriSeq PGS-Workflow (optional für andere Workflows)
NaOCl, 5 %	Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. 239305*	Waschen der Matrizenleitung zur Verwendung mit dem VeriSeq PGS-Workflow (optional für andere Workflows)
Tween 20	Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. P7949	Gerätewaschlauf
Pinzette, viereckige Spitze, Kunststoff (optional)	McMaster-Carr, Katalog-Nr. 7003A22*	Entfernen der Fließzelle aus dem Versandbehälter
Wasser, Laborqualität	Allgemeiner Laborlieferant	Gerätewaschlauf

* oder vergleichbare Laborqualität

Richtlinien für Wasser in Laborqualität

Bei Geräteverfahren sollte immer deionisiertes Wasser bzw. Wasser in Laborqualität verwendet werden. Verwenden Sie niemals Leitungswasser. Verwenden Sie nur die folgenden Wasserarten oder -äquivalente:

- ▶ Deionisiertes Wasser
- ▶ Illumina PW1
- ▶ 18-Megohm-(M Ω)-Wasser
- ▶ Milli-Q-Wasser
- ▶ Super-Q-Wasser
- ▶ Wasser in Molekularbiologie-Qualität

Kapitel 3 Sequenzierung

Einleitung	17
Dauer des Laufs	17
MiSeq-Workflow	18
Auftauen der Reagenzienkartusche	19
Überprüfen der Reagenzienkartusche	19
Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken	20
Laden von Probenbibliotheken	20
Konfigurieren eines Laufs mit MCS	21
Reinigen der Fließzelle	21
Laden der Fließzelle	23
Laden von Reagenzien	24
Starten des Laufs	26
Überwachen des Laufs	27
Durchführen eines Nachwaschlaufs	29

Einleitung

Um einen Sequenzierungslauf auf dem MiSeq auszuführen, befolgen Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte zur Laufkonfiguration.

Nach dem Beginn des Laufs sind keine weiteren Aktionen seitens des Benutzers erforderlich.

Der Sequenzierungslauf kann im Sequenzierungsbildschirm oder remote mithilfe des Sequenzierungsanalyse-Viewers (SAV) überwacht werden. Diese optionale Anwendung steht auf der Illumina-Website zum Herunterladen zur Verfügung.

Führen Sie nach Abschluss des Sequenzierungslaufs einen Gerätewaschlauf durch.

Dauer des Laufs

Die Dauer des Laufs basiert auf der Anzahl der durchgeführten Zyklen. In MCS v2.3 oder höher können Sie für einen Paired-End-Lauf bis zu 2 x 301 Sequenzierungszyklen einschließlich Index-Reads durchführen.

Die Laufdauer hängt außerdem davon ab, welche MiSeq-Reagenzien-Version Sie verwenden und ob auf Ihrem Gerätecomputer Upgrades zur Leistungsverbesserung durchgeführt wurden.

Die erwartete Laufdauer und andere Spezifikationen finden Sie auf der [Seite „Specifications“ \(Spezifikationen\) für das MiSeq-System](#) auf der Illumina-Website.

Anzahl der Zyklen in einem Read

Bei einem Sequenzierungslauf ist die Anzahl der in einem Read ausgeführten Zyklen um einen Zyklus höher als die Anzahl der analysierten Zyklen. Der zusätzliche Zyklus ist für Phasierungs- und Vorphasierungsberechnungen erforderlich.

Beispiel: Bei einem Paired-End-Lauf mit 300 Zyklen werden zwei Reads zu je 301 Zyklen (2 x 301) durchgeführt, sodass sich eine Gesamtanzahl von 602 Zyklen ergibt. Am Ende des Laufs werden 2 x 300 Zyklen analysiert.

MiSeq-Workflow



Bereiten Sie die vorgefüllte Reagenzienkartusche für die Verwendung vor.




Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken (gilt nicht für alle Bibliothekstypen). Siehe *Bibliotheken für die Sequenzierung auf dem MiSeq vorbereiten* (Dokument-Nr. 15039740).



Laden Sie Ihren Bibliotheksmix im dafür vorgesehenen Behälter in die Reagenzienkartusche.



Wählen Sie in der Benutzeroberfläche der Software **Sequence** (Sequenzieren), um mit den Schritten zur Laufkonfiguration zu beginnen.
[Optional] Stellen Sie eine Verbindung zu BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite her.

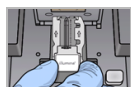

Waschen Sie die Fließzelle und trocknen Sie sie sorgfältig ab.
 Laden Sie die Fließzelle.



Laden Sie die PR2-Flasche und stellen Sie sicher, dass die Abfallflasche leer ist.
 Laden Sie die Reagenzienkartusche.



Überprüfen Sie die Laufparameter und die Selbsttestergebnisse.
 Wählen Sie **Start Run** (Lauf starten).



Überwachen Sie den Lauf auf der MCS-Benutzeroberfläche oder auf einem anderen Computer mithilfe des Sequenzierungsanalyse-Viewer (SAV).



Führen Sie einen Nachwaschlauf durch.

Clusterbildung

Während der Clusterbildung werden einzelne DNA-Moleküle an der Oberfläche der Fließzelle gebunden und dann amplifiziert, um Cluster zu bilden.

Sequenzierung

Im Anschluss an die Clusterbildung werden die Cluster mithilfe von LED und Filterkombinationen aufgenommen, die jedem der vier Fluoreszenz-Didesoxynukleotide entsprechen. Nachdem die Bildgebung einer Platte der Fließzelle abgeschlossen ist, wird die Fließzelle in die richtige Lage gebracht, um die nächste Platte aufzunehmen. Dieser Vorgang wird für jeden Sequenzierungszyklus wiederholt. Im Anschluss an die Bildanalyse führt die Software das Base-Calling, das Filtern und die Qualitätsbewertung durch.

Analyse

Wenn der Lauf abgeschlossen ist, wird automatisch die Analysesoftware MiSeq Reporter gestartet, die die Sekundäranalyse einschließlich Alignment und Varianten-Calling durchführt. Sie können die Sekundäranalyse über eine Internetverbindung von einem anderen Computer aus überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter *MiSeq Reporter-Software* auf Seite 8.

Auftauen der Reagenzienkartusche

Lassen Sie die Reagenzienkartusche in einem raumtemperierten Wasserbad auftauen.



HINWEIS

Alternativ können Sie Reagenzien über Nacht an einem Lagerort mit einer Temperatur von 2 °C bis 8 °C auftauen. Reagenzien sind bis zu eine Woche lang stabil, wenn sie bei dieser Temperatur gelagert werden.

- 1 Nehmen Sie die Reagenzienkartusche aus dem -25 °C bis -15 °C kalten Lagerort heraus.
- 2 Legen Sie die Reagenzienkartusche in ein Wasserbad, das so viel raumtemperiertes deionisiertes Wasser enthält, dass es die Basis der Reagenzienkartusche bedeckt. Das Wasser darf nicht über die maximale Wasserlinie hinausreichen, die auf der Reagenzienkartusche aufgedruckt ist.

Abbildung 10 Maximale Wasserlinie



- 3 Lassen Sie die Reagenzienkartusche im raumtemperierten Wasserbad vollständig auftauen.
 - ▶ MiSeq v3-Kartuschen: ca. 60–90 Minuten.
 - ▶ MiSeq v2-Kartuschen: ca. 60 Minuten.
- 4 Nehmen Sie die Kartusche aus dem Wasserbad und klopfen Sie sie vorsichtig auf der Arbeitsfläche ab, um das Wasser von der Basis der Kartusche zu entfernen. Trocknen Sie die Basis der Kartusche ab.

Überprüfen der Reagenzienkartusche

- 1 Invertieren Sie die Reagenzienkartusche 10-mal, um die aufgetauten Reagenzien zu mischen, und überprüfen Sie anschließend, ob alle Positionen aufgetaut sind.
- 2 Inspizieren Sie die Reagenzien an den Positionen 1, 2 und 4, um sicherzugehen, dass sie vollständig vermischt und frei von Ausfällungen sind.
- 3 Klopfen Sie mit der Kartusche vorsichtig auf die Arbeitsfläche, um Luftblasen in den Reagenzien zu entfernen.



HINWEIS

Die MiSeq-Sipper-Röhrchen reichen bis zum Boden der einzelnen Behälter, um die Reagenzien zu aspirieren. Deshalb ist es wichtig, dass sich keine Luftblasen in den Behältern befinden.

- 4 Lagern Sie die Reagenzienkartusche bis zu sechs Stunden auf Eis oder lagern Sie sie bei 2 °C bis 8 °C, bis Sie den Lauf konfigurieren können. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie direkt mit dem Laden der Probe und dem Konfigurieren des Laufs fortfahren.



WARNUNG

Diese Reagenzien enthalten potenziell gefährliche Chemikalien. Es kann daher durch Inhalation oder orale Aufnahme, Kontakt mit der Haut oder den Augen zu einer Verletzung von Personen kommen. Tragen Sie eine entsprechende für das Expositionsrisiko geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhen und Laborkittel. Verbrauchte Reagenzien sind als chemische Abfälle zu behandeln. Entsorgen Sie sie daher gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Zusätzliche umwelt-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS, Safety Data Sheet) unter support.illumina.com/sds.html.

Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken

Wenn dies für Ihren Bibliothekstyp erforderlich ist, denaturieren und verdünnen Sie die Bibliotheken und geben Sie optional PhiX-Kontrolle hinzu. Siehe *Handbuch zum Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken für das MiSeq-System (Dokument-Nr. 15039740)*. Wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow verwenden, finden Sie weitere Informationen im *Bibliotheksvorbereitungshandbuch zu VeriSeq PGS (Dokument-Nr. 15052877)*.

Dieser Schritt ist nicht bei allen Bibliothekstypen erforderlich. Einige Illumina-Probenvorbereitungsmethoden führen zu einer gebrauchsfertigen normalisierten Konzentration aus Pool-Bibliotheken. Weitere Informationen finden Sie im Probenvorbereitungshandbuch (Sample Preparation Guide) für das Kit, das zur Vorbereitung der Probenbibliotheken verwendet wird.



HINWEIS


Wenn Sie anwendungsspezifische Primer verwenden, bereiten Sie die Primer vor und richten Sie das Probenblatt ein, wie im *Handbuch für anwendungsspezifische Primer für das MiSeq (Dokument-Nr. 15041638)* beschrieben.

Laden von Probenbibliotheken

Wenn die Reagenzienkartusche vollständig aufgetaut und gebrauchsfertig ist, laden Sie die vorbereiteten Bibliotheken in die Kartusche.

- 1 Reinigen Sie mit einem fusselfreien Labortuch die Verschlussfolie, die den mit **Load Samples** (Proben laden) beschrifteten Behälter abdeckt.
- 2 Durchstechen Sie die Verschlussfolie mit einer sauberen 1-ml-Pipette.
- 3 Geben Sie mit der Pipette 600 µl der vorbereiteten Bibliotheken in den Behälter **Load Samples** (Proben laden). Achten Sie darauf, die Verschlussfolie nicht zu berühren.

Abbildung 11 Laden der Bibliotheken

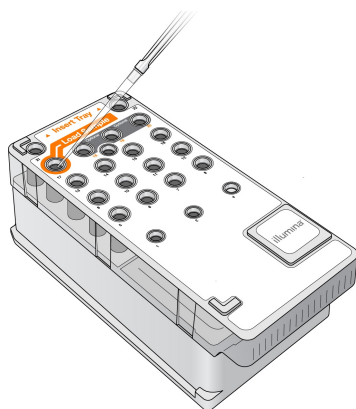

- 4 Fahren Sie mit den Schritten zum Konfigurieren des Laufs über die Benutzeroberfläche der MiSeq Control Software (MCS) fort.

Konfigurieren eines Laufs mit MCS

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 2 Wählen Sie **Reboot** (Neu starten), um die Systemsoftware neu zu starten.
- 3 **[Optional]** Prüfen Sie auf dem Bildschirm „Run Options“ (Lauf-Optionen) die Ordnerspeicherorte für Rezepturen, Probenblätter, Manifeste und den Ordner „MiSeqOutput“. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner auf Seite 15*.
- 4 Wählen Sie im Startbildschirm **Sequence** (Sequenzieren), um mit den Schritten für die Laufkonfiguration zu beginnen.
Wenn Sie im Startbildschirm **Sequence** (Sequenzieren) auswählen, werden mehrere Bildschirme zur Laufkonfiguration in folgender Reihenfolge geöffnet: „BaseSpace Option“ (BaseSpace-Option), „Load Flow Cell“ (Fließzelle laden), „Load Reagents“ (Reagenzien laden), „Review“ (Prüfen) und „Pre-Run Check“ (Selbsttest).

Festlegen der BaseSpace- bzw. BaseSpace Onsite-Option


Führen Sie, wenn gewünscht, eine Sekundäranalyse mit BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite durch.

- 1 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie im Bildschirm „BaseSpace Options“ (BaseSpace-Optionen) die Kontrollkästchen **Use BaseSpace for storage and analysis** (BaseSpace zur Speicherung und Analyse verwenden) und **Use BaseSpace Onsite for storage and analysis** (BaseSpace Onsite zur Speicherung und Analyse verwenden).
- 2 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Reinigen der Fließzelle


- 1 Ziehen Sie ein neues Paar ungepuderte Handschuhe an.
- 2 Greifen Sie die Fließzelle mit einer Kunststoffpinzette an der Basis der Kunststoffkartusche und nehmen Sie sie aus dem Fließzellenbehälter.

Abbildung 12 Entnehmen der Fließzelle

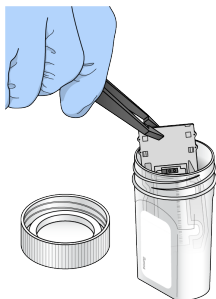


- 3 Spülen Sie die Fließzelle leicht mit Wasser in Laborqualität ab, bis sowohl das Glas als auch die Kunststoffkartusche gründlich von Salzablagerungen befreit sind.
Salzablagerungen beeinträchtigen den Sitz der Fließzelle im Gerät. Wenn Salzablagerungen im Bildgebungsbereich antrocknen, kann die Bildgebung ebenfalls beeinträchtigt werden.

Abbildung 13 Spülen der Fließzelle

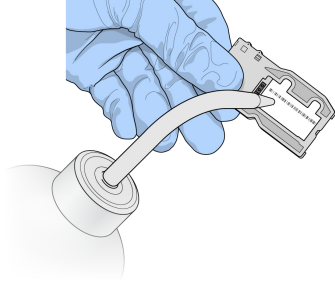

- 4 Trocknen Sie die Fließzelle und die Kartusche mit einem fusselfreien Reinigungstuch für Objektive sorgfältig ab. Gehen Sie dabei behutsam mit der schwarzen Dichtung am Fließzellenanschluss um. Tupfen Sie den Bereich der Dichtung und des angrenzenden Glases vorsichtig trocken.

Abbildung 14 Fließzellenanschlüsse und Dichtung

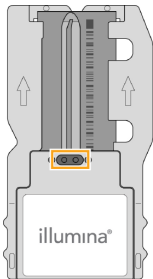


- 5 Reinigen Sie das Fließzellenglas mit einem mit Alkohol befeuchteten Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Glas keine Streifen, Fingerabdrücke und Fusseln oder Gewebefasern aufweist.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der Alkoholtupfer nicht mit der Fließzellenanschlussdichtung in Kontakt kommt.

Abbildung 15 Trocknen der Fließzelle

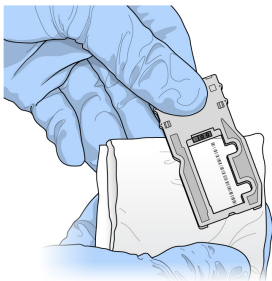


- 6 Trocknen Sie überschüssigen Alkohol mit einem fusselfreien Reinigungstuch für Objektive ab.
- 7 Stellen Sie sicher, dass die Fließzellenanschlüsse nicht blockiert sind und dass die Dichtung rund um die Fließzellenanschlüsse gut sitzt. Wenn die Dichtung verschoben zu sein scheint, drücken Sie sie vorsichtig zurück an ihren Platz, bis sie die Fließzellenanschlüsse sicher umschließt.

Laden der Fließzelle


- 1 Heben Sie die Tür der Fließzellenkammer an und drücken Sie anschließend den Freigabeknopf rechts neben der Fließzellenklemme.
Die Fließzellenklemme öffnet sich.

Abbildung 16 Öffnen der Fließzellenklemme

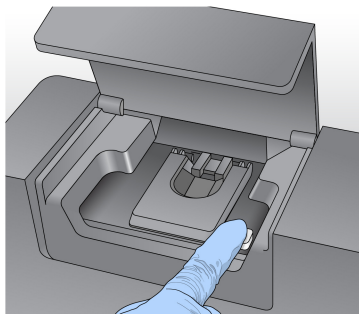


- 2 Stellen Sie sicher, dass sich keine Fusseln auf dem Fließzellentisch befinden. Wenn Fusseln oder andere Partikel vorhanden sind, reinigen Sie den Fließzellentisch mit einem Alkoholtupfer oder einem fusselfreien, mit Ethanol oder Isopropanol befeuchteten Tuch. Wischen Sie die Oberfläche des Fließzellentisches vorsichtig ab, bis sie sauber und trocken ist.
- 3 Halten Sie die Fließzelle an den Kanten und platzieren Sie sie auf dem Fließzellentisch.

Abbildung 17 Platzieren der Fließzelle auf dem Tisch

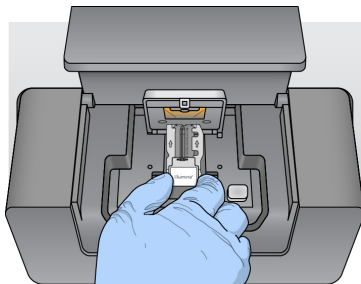

- 4 Drücken Sie die Fließzellenklemme sanft nach unten, um sie zu schließen.
Wenn sich die Fließzellenklemme schließt, wird die Fließzelle durch die Ausrichtungsstifte positioniert. Ein hörbares Klicken zeigt an, dass die Fließzellenklemme sicher eingerastet ist.

Abbildung 18 Schließen der Fließzellenklemme

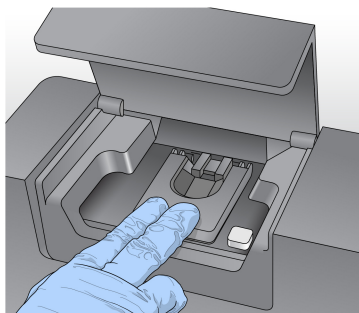


- 5 Falls die Software die RFID der Fließzelle nicht identifiziert, siehe *Beheben von RFID-Lese Fehlern auf Seite 47*.
- 6 Schließen Sie die Tür der Fließzellenkammer.
- 7 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Laden von Reagenzien

Laden der PR2-Flasche und Prüfen der Abfallflasche


- 1 Nehmen Sie die Flasche mit PR2 aus dem Lagerort mit einer Temperatur von 2 °C bis 8 °C heraus. Invertieren Sie sie zum Mischen und entfernen Sie anschließend den Deckel.
- 2 Öffnen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 3 Heben Sie den Sipper-Griff an, bis er einrastet.
- 4 Entfernen Sie die Waschflasche und laden Sie die PR2-Flasche.

Abbildung 19 Laden der PR2-Flasche

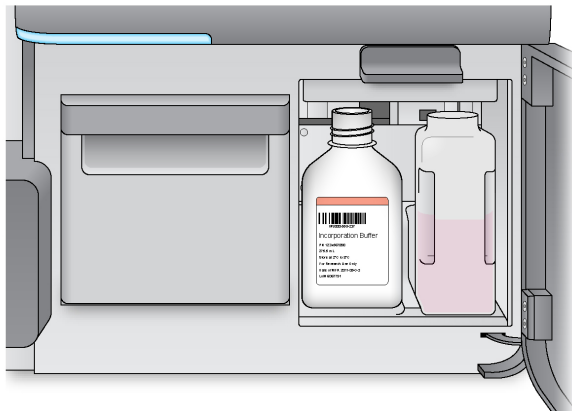

- 5 Leeren Sie den Inhalt der Abfallflasche in den entsprechenden Abfallbehälter aus.
- 6 Senken Sie langsam den Sipper-Griff. Stellen Sie sicher, dass die Sipper in die PR2- und die Abfallflasche eintauchen.

Abbildung 20 Absenken des Sipper-Griffs

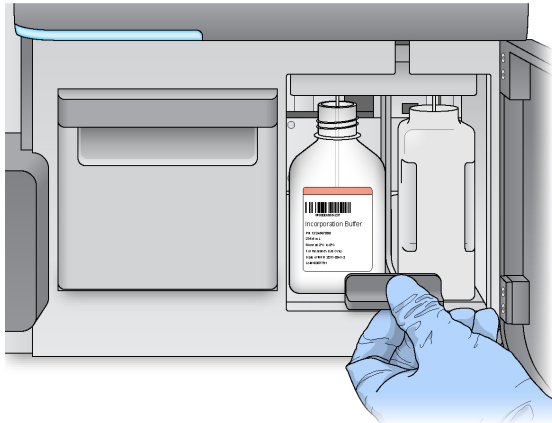

- 7 Falls die Software die RFID der PR2-Flasche nicht identifiziert, siehe *Beheben von RFID-Lese Fehlern auf Seite 47*.
- 8 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Laden der Reagenzienkartusche

- 1 Öffnen Sie die Tür des Reagenzienkühlers.




HINWEIS

Lassen Sie die Tür des Reagenzienkühlers nicht für längere Zeit geöffnet.

- 2 Halten Sie die Reagenzienkartusche an dem Ende mit dem Illumina-Etikett und schieben Sie sie bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler.
Verwenden Sie stets die Reagenzienkartusche, die zu dem Fließzellentyp passt, den Sie geladen haben. Wenn die Reagenzienkartusche nicht kompatibel ist, wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt. Wählen Sie **Back** (Zurück), um die entsprechende Reagenzienkartusche zu laden, oder **Home** (Startbildschirm), um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Abbildung 21 Laden der Reagenzienkartusche

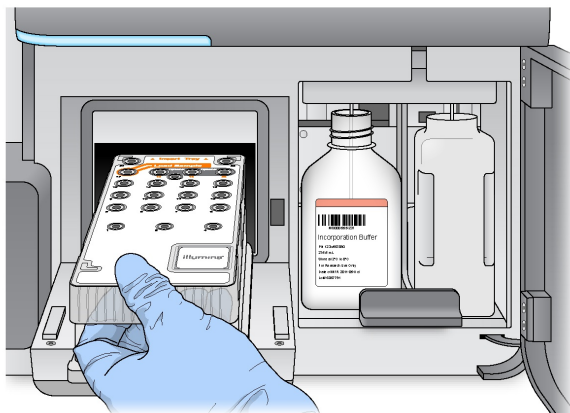

- 3 Schließen Sie die Tür des Reagenzienkühlers.

- 4 Falls die Software die RFID der Reagenzienkartusche nicht identifiziert, siehe *Beheben von RFID-Lese Fehlern auf Seite 47*.
- 5 Falls die Reagenzienkartusche nicht mit der Fließzelle kompatibel ist, wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie **Back** (Zurück), um eine kompatible Kartusche zu laden, oder **Exit** (Beenden), um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- 6 Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 7 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Ändern des Probenblatts

Verwenden Sie den Befehl „Change Sample Sheet“ (Probenblatt ändern), um Folgendes durchzuführen:

- ▶ Auswahl eines Probenblatts, dessen Name nicht mit der Barcodenummer der Reagenzienkartusche übereinstimmt
- ▶ Auswahl eines anderen Probenblatts im Überprüfungsbildschirm, wenn Sie von der Software dazu aufgefordert werden

Für jeden Lauf muss es ein Probenblatt geben. Standardmäßig sucht die Software nach einer Probenblattdatei, deren Name mit der Barcodenummer der im Gerät eingesetzten Reagenzienkartusche übereinstimmt. Wenn kein Probenblatt gefunden wird, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, zum Speicherort des richtigen Probenblatts für Ihren Lauf zu navigieren.

Um zu verhindern, dass die Software erfolglos sucht, verwenden Sie den Befehl **Change Sample Sheet** (Probenblatt ändern) im Bildschirm „Load Reagents“ (Reagenzien laden), um die Software zu dem entsprechenden Probenblatt zu leiten.

- 1 Wählen Sie im Bildschirm „Load Reagents“ (Reagenzien laden) die Option **Change Sample Sheet** (Probenblatt ändern).
- 2 Wählen Sie **Browse** (Durchsuchen), um zum Probenblatt zu navigieren.
- 3 Wählen Sie **Open** (Öffnen).
- 4 Wählen Sie **Save and Continue** (Speichern und fortfahren).
- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Starten des Laufs

Nachdem Sie die Fließzelle und die Reagenzien geladen haben, überprüfen Sie die Laufparameter und führen Sie einen Selbsttest durch, bevor Sie den Lauf starten.

Überprüfen der Laufparameter

- 1 Überprüfen Sie den Namen des Experiments, den Analyse-Workflow und die Read-Länge. Diese Parameter sind im Probenblatt angegeben.
- 2 Wählen Sie **Change Folder** (Ordner ändern), um die Ordnerspeicherorte zu prüfen.
- 3 Ändern Sie sie nach Bedarf und wählen Sie **Save** (Speichern).
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Ändern von Ordnern

Wählen Sie zum Ändern von Ordnerspeicherorten **Change Folder** (Ordner ändern) und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort. Mit dieser Option im Überprüfungsbildschirm werden nur die Ordnerspeicherorte für den aktuellen Lauf geändert.

Überprüfen des Selbsttests

Bevor der Lauf gestartet wird, führt das System eine Prüfung aller Laufkomponenten, des Speicherplatzes und der Netzwerkverbindungen durch.

Wenn beim Selbsttest ein Fehler festgestellt wird, wird auf dem Bildschirm eine Meldung mit Anweisungen zur Fehlerbehebung angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Beheben von Laufkonfigurationsfehlern auf Seite 47*.

Wenn beim Selbsttest keine Fehler festgestellt werden, wählen Sie die Option **Start Run** (Lauf starten).

Wichtige Hinweise vor dem Starten des Laufs



WARNUNG

Das MiSeq ist empfindlich gegenüber Erschütterungen. Eine Berührung des Gerätes nach dem Start eines Laufs könnte sich nachteilig auf die Sequenzierungsergebnisse auswirken.

Nachdem Sie **Start Run** (Lauf starten) ausgewählt haben, dürfen Sie die Türen der Fließzellenkammer und der Reagenzienkammer nicht öffnen und den Gerätemonitor nicht berühren, es sei denn, Sie möchten den Lauf unterbrechen. Weitere Informationen finden Sie unter *Unterbrechen eines Laufs auf Seite 45*.



WARNUNG

Schließen Sie alle Dateien auf dem MiSeq, bevor Sie einen Lauf starten, und öffnen Sie keine Dateien während des Laufs.


Überwachen des Laufs

- 1 Während des Laufs können Sie den Lauffortschritt, die Intensitäten und die Qualitäts-Scores auf dem Sequenzierungsbildschirm verfolgen. Im Sequenzierungsbildschirm können keine Eingaben vorgenommen werden.

Um den Lauf detaillierter zu überwachen, können Sie den Sequenzierungsanalyse-Viewer (SAV) auf einem vom Gerätecomputer unabhängigen Computer installieren und verwenden. Dazu ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

Wenn Sie mit BaseSpace verbunden sind, können Sie den Lauf alternativ über SAV in BaseSpace überwachen.

- ▶ **Run Progress** (Lauffortschritt): Zeigt den Lauffortschritt in einer Statusleiste an und listet die Anzahl der abgeschlossenen Zyklen auf.
- ▶ **Intensity** (Intensität): Zeigt den Wert der Clusterintensitäten auf der 90. Perzentile für jede Platte an. Die Grafik im Bereich „Intensity“ (Intensität) stellt die Anzahl der aufgenommenen Platten und Oberflächen dar:
 - ▶ Wenn nur die obere Oberfläche der Fließzelle aufgenommen wird, wird eine Grafik mit einer Spalte angezeigt.
 - ▶ Wenn die obere und die untere Oberfläche der Fließzelle aufgenommen werden, wird eine Grafik mit zwei Spalten angezeigt.

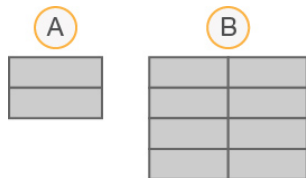

- A Zeigt zwei Platten an, nur obere Oberfläche
 B Zeigt vier Platten an, obere und untere Oberfläche

- ▶ **Q-Score All Cycles** (Q-Score aller Zyklen): Zeigt den durchschnittlichen Prozentsatz der Basen an, deren Qualitäts-Score größer als Q30 ist. Ein Qualitäts-Score (Q-Score) ist eine Prognose über die Wahrscheinlichkeit eines falschen Base-Calls. Q-Scores werden nach Zyklus 25 berechnet.

Q-Score	Wahrscheinlichkeit eines falschen Base-Calls
Q40	1 von 10.000
Q30	1 von 1.000
Q20	1 von 100
Q10	1 von 10

- ▶ **Cluster Density (K/mm²)** (Clusterdichte): Zeigt die Anzahl an Clustern pro Quadratmillimeter für den Lauf an.
- ▶ **Clusters Passing Filter (%)** (Cluster nach Filterung): Zeigt den Prozentsatz der Cluster an, die den Filter passieren, basierend auf dem Illumina-Reinheitsfilter, der die Bildqualität misst. Diese Daten werden erst nach Zyklus 25 angezeigt.



HINWEIS

Die Reinheit eines Base-Calls ist das Verhältnis der Intensität des größten Signals dividiert durch die Summe der zwei größten Signale. Reads passieren den Qualitätsfilter nicht, wenn es mehr als einen Base-Call mit einem Reinheitswert von weniger als 0,6 in den ersten 25 Zyklen gibt.

- ▶ **Estimated Yield (Mb)** (Geschätzte Menge): Zeigt die beabsichtigte Anzahl der Base-Calls für den Lauf an, gemessen in Megabasen. Diese Daten werden erst nach Zyklus 25 angezeigt.
- 2 Wenn der Lauf abgeschlossen ist, wird die Schaltfläche „Next“ (Weiter) angezeigt. Überprüfen Sie die Ergebnisse im Sequenzierungsbildschirm, bevor Sie fortfahren.



HINWEIS

Der Sequenzierungsbildschirm bleibt sichtbar, bis „Next“ (Weiter) ausgewählt wird. Nachdem Sie „Next“ (Weiter) ausgewählt haben, können Sie nicht mehr zum Sequenzierungsbildschirm zurückkehren.

- 3 Wählen Sie **Next** (Weiter), um den Sequenzierungsbildschirm zu schließen und mit einem Nachwaschlauf fortzufahren.

Matrizenbildung

Bei der Matrizenbildung werden Clusterpositionen über die gesamte Fließzellenoberfläche anhand von X- und Y-Koordinaten definiert. Die Echtzeitanalyse (RTA) verwendet die frühen Zyklen des Laufs zur Matrizenbildung.

Nachdem die Matrize mit Clusterpositionen erstellt wurde, werden die bei jedem nachfolgenden Zyklus der Bildgebung produzierten Bilder auf Basis der Matrize ausgerichtet. Einzelne Clusterintensitäten in allen vier Nukleotid-Farbkanälen werden extrahiert und Base-Calls werden auf der Grundlage der normalisierten Clusterintensitäten produziert.

Laufkennzahlen

Laufkennzahlen werden an verschiedenen Punkten eines Laufs auf dem Sequenzierungsbildschirm angezeigt. Während der Schritte für die Clusterbildung werden keine Kennzahlen angezeigt.

Nach Beginn der Sequenzierung werden die folgenden Kennzahlen bei den angegebenen Zyklen angezeigt:

Kennzahl	Kit	Zyklus
Intensität	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3	Zyklus 1–7
	MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	Zyklus 1–4
	MiSeq-Reagenzien-Kits, v1	Zyklus 1–4
Intensität und Clusterdichte	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3	Zyklus 8–25
	MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	Zyklus 5–25
	MiSeq-Reagenzien-Kits, v1	Zyklus 5–25
Intensität, Clusterdichte, % PF, Menge und Qualitäts-Scores	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3	Zyklus 26 bis Abschluss des Laufs
	MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	
	MiSeq-Reagenzien-Kits, v1	

Die MiSeq-Laufspezifikationen finden Sie auf der Seite „Specifications“ (Spezifikationen) für das MiSeq-System auf der Illumina-Website (www.illumina.com/systems/miseq/performance_specifications.ilmn).

Ergebnisse der Echtzeitanalyse (RTA)

Die Echtzeitanalyse-Ausgabe aus einem Sequenzierungslauf besteht aus mehreren hinsichtlich ihrer Qualität ausgewerteten Base-Call-Dateien (*.bcl-Dateien), die aus den Rohbilddateien generiert werden. Eine Liste der Echtzeitanalysedateien und -ordner finden Sie unter *RTA-Ordner und -Dateien* auf Seite 53.

Durchführen eines Nachwaschlaufs

Der Nachwaschlauf ist ein Standardgerätewaschlauf, der zwischen Sequenzierungsläufen durchgeführt wird. Führen Sie nach jedem Lauf einen Gerätewaschlauf durch. Befolgen Sie die Anweisungen der Software zum Laden der Waschlaufkomponenten und Durchführen des Waschlaufs. Der Nachwaschlauf dauert etwa 20 Minuten.

Führen Sie den Waschlauf direkt nach Abschluss eines Laufs durch. Um einen weiteren Lauf konfigurieren zu können, muss zunächst ein Gerätewaschlauf durchgeführt werden. Wenn Sie einen Nachwaschlauf zu einem anderen Zeitpunkt als direkt nach einem Lauf durchführen müssen, verwenden Sie den Befehl im Bildschirm „Perform Wash“ (Waschlauf durchführen), um den Waschlauf zu initiieren.



HINWEIS

Lassen Sie die gebrauchte Fließzelle im Gerät. Für einen Gerätewaschlauf muss sich eine Fließzelle im Gerät befinden.

Durch regelmäßige Gerätewaschläufe wird die kontinuierliche Leistungsfähigkeit des Geräts wie folgt sichergestellt:

- ▶ Gegebenenfalls vorhandene Reagenzienreste werden aus den Fluidikleitungen und Sippnern gespült.
- ▶ Eine Ansammlung und Kristallisation von Salz in den Fluidikleitungen und Sippnern wird verhindert.
- ▶ Eine Kreuzkontamination aus dem vorherigen Lauf wird verhindert.

Wenn Sie MCS v2.5 oder höher einsetzen, haben Sie die Option, einen Nachwaschlauf einschließlich eines Matrizenleitungswaschlaufs mit einer Natriumhypochloritlösung (NaOCl) durchzuführen. Der Waschlauf dauert etwa 30 Minuten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Verfahren mit Matrizenleitungswaschlauf* auf Seite 31.

**HINWEIS**

Wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow verwenden, führen Sie Nachwaschläufe durch, die einen Matrizenleitungswaschlauf beinhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Verfahren mit Matrizenleitungswaschlauf auf Seite 31*.

Verbrauchsmaterialien

- ▶ Tween 20
- ▶ Wasser in Laborqualität
- ▶ NaOCl (für Nachwaschläufe mit Matrizenleitungswaschlauf)
- ▶ MiSeq-Röhrchen (Teile-Nr. MS-102-9999) (für Nachwaschläufe, die einen Matrizenleitungswaschlauf beinhalten)

Verfahren

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Bereiten Sie die Waschlaufkomponenten mit frischer Waschlösung vor:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 3 Wenn der Lauf beendet ist, wählen Sie **Start Wash** (Waschlauf starten). Die Software hebt automatisch die Sipper im Reagenzienkühler an.
Wählen Sie nicht die Option **Perform optional template line wash** (Optionalen Matrizenleitungswaschlauf durchführen) im Nachwaschlaufbildschirm. Zum Durchführen eines Matrizenleitungswaschlaufs sind andere Schritte erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Verfahren mit Matrizenleitungswaschlauf auf Seite 31*.
- 4 Öffnen Sie die Tür der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die gebrauchte Reagenzienkartusche aus dem Reagenzienkühler.
- 5 Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler und schließen Sie dann die Tür des Reagenzienkühlers.
- 6 Heben Sie den Sipper-Griff vor der PR2-Flasche und der Abfallflasche an, bis er einrastet.
- 7 Entfernen Sie die PR2-Flasche und setzen Sie die Waschflasche ein.

**HINWEIS**

Entsorgen Sie die PR2-Flasche nach jedem Lauf. Verbleibendes PR2 darf nicht wiederverwendet werden.

- 8 Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.

**WARNUNG**

Diese Reagenzien enthalten potenziell gefährliche Chemikalien. Es kann daher durch Inhalation oder orale Aufnahme, Kontakt mit der Haut oder den Augen zu einer Verletzung von Personen kommen. Tragen Sie eine entsprechende für das Expositionsrisiko geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhen und Laborkittel. Verbrauchte Reagenzien sind als chemische Abfälle zu behandeln. Entsorgen Sie sie daher gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Zusätzliche umwelt-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS, Safety Data Sheet) unter support.illumina.com/sds.html.

- 9 Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
- 10 Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 11 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, lassen Sie die gebrauchte Fließzelle, die Waschablage und die Waschflasche mit der übrigen Waschlösung im Gerät.

**HINWEIS**

Die Sipper bleiben in der unteren Position, was normal ist. Lassen Sie die nicht verwendete Waschlösung in der Waschablage und der Waschflasche, um das Austrocknen der Sipper und das Eindringen von Luft in das System zu verhindern.

Verfahren mit Matrizenleitungswaschlauf

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Bereiten Sie eine frische NaOCl-Waschlösung mit Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 36 µl 5%iges NaOCl zu 864 µl Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine im Verhältnis 1:25 verdünnte NaOCl-Lösung.
 - b Geben Sie in ein MiSeq-Röhrchen (Teile-Nr. MS-102-9999) 50 µl der 1:25-NaOCl-Lösung zu 950 µl Wasser in Laborqualität.

**HINWEIS**

Die Verwendung der korrekten Konzentration von NaOCl ist sehr wichtig. Prüfen Sie den Prozentwert für NaOCl auf dem Produktetikett. Wenn die Konzentration zu hoch ist, schlägt die Clusterbildung in den nachfolgenden Läufen ggf. fehl. Falls kein 5%iges NaOCl zur Verfügung steht, bereiten Sie 1 ml Lösung aus 0,01%igem NaOCl in Wasser in Laborqualität vor. Verwenden Sie NaOCl **nicht** für Wartungs- oder Standbywaschläufe.

- 3 Bereiten Sie die Waschlaufkomponenten mit frischer Waschlösung vor:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.

- 4 Stellen Sie das MiSeq-Röhrchen mit 0,01%iger NaOCl-Waschlösung in Position 17 der Waschablage, bis der Hals des Röhrchens bündig mit der Ablage abschließt. Das Röhrchen ersetzt die ursprüngliche Waschlösung aus Tween 20 und Wasser in Laborqualität in Position 17.

Abbildung 22 MiSeq-Röhrchen in Position 17 der Waschablage



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie das MiSeq-Röhrchen mit NaOCl nur in Position 17 platzieren. Wenn Sie das Röhrchen an einer anderen Position einsetzen, schlägt die Clusterbildung in den nachfolgenden Läufen ggf. fehl und das Fluidiksystem des MiSeq-Geräts kann beschädigt werden.

- 5 Wenn der Lauf beendet ist, wählen Sie **Start Wash** (Waschlauf starten). Die Software hebt automatisch die Sipper im Reagenzienkühler an.
- 6 Wählen Sie im Nachwaschlaufbildschirm die Option **Perform optional template line wash** (Optionalen Matrizenleitungswaschlauf durchführen).
Wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow durchführen, wird die Option **Perform optional template line wash** (Optionalen Matrizenleitungswaschlauf durchführen) automatisch aktiviert. Die MCS-Software prüft nach jedem Lauf, welcher Nachwaschlauf durchgeführt wurde. Wenn die Option **Perform optional template line wash** (Optionalen Matrizenleitungswaschlauf durchführen) für den Nachwaschlauf nicht ausgewählt ist, wird im Laufüberprüfungsbildschirm ein entsprechender Hinweis angezeigt, wenn Sie den nächsten Sequenzierungslauf starten.
- 7 Öffnen Sie die Tür der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die gebrauchte Reagenzienkartusche aus dem Reagenzienkühler.
- 8 Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler und schließen Sie dann die Tür des Reagenzienkühlers.
- 9 Heben Sie den Sipper-Griff vor der PR2-Flasche und der Abfallflasche an, bis er einrastet.
- 10 Entfernen Sie die PR2-Flasche und setzen Sie die Waschflasche ein.



HINWEIS

Entsorgen Sie die PR2-Flasche nach jedem Lauf. Verbleibendes PR2 darf nicht wiederverwendet werden.

- 11 Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.



WARNUNG

Diese Reagenzien enthalten potenziell gefährliche Chemikalien. Es kann daher durch Inhalation oder orale Aufnahme, Kontakt mit der Haut oder den Augen zu einer Verletzung von Personen kommen. Tragen Sie eine entsprechende für das Expositionsrisiko geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhen und Laborkittel. Verbrauchte Reagenzien sind als chemische Abfälle zu behandeln. Entsorgen Sie sie daher gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Zusätzliche umwelt-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS, Safety Data Sheet) unter support.illumina.com/sds.html.

- 12 Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
- 13 Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 14 Wählen Sie **Next** (Weiter).

Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, lassen Sie die gebrauchte Fließzelle, die Waschablage und die Waschflasche mit der übrigen Waschlösung im Gerät.



HINWEIS

Die Sipper verbleiben in der abgesenkten Position. Lassen Sie die nicht verwendete Waschlösung in der Waschablage und der Waschflasche, um das Austrocknen der Sipper und das Eindringen von Luft in das System zu verhindern.

Kapitel 4 Wartung

Wartungshäufigkeit	35
Wartungshäufigkeit beim VeriSeq PGS-Workflow	35
Durchführen eines Wartungswaschlaufs	36
Durchführen eines Standbywaschlaufs	38
Verwalten von Dateien	40
Software-Updates	41
Ausschalten des Geräts	42

Wartungshäufigkeit

Führen Sie die folgenden Wartungsverfahren in den empfohlenen Intervallen aus.



HINWEIS

Wenn Sie den VeriSeq PGS-Workflow durchführen, beachten Sie die Anweisungen für VeriSeq PGS zur Wartungshäufigkeit. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Wartungshäufigkeit beim VeriSeq PGS-Workflow* auf Seite 35.

Tabelle 2 Wartung während des normalen Betriebs

Aktivität	Häufigkeit
Nachwaschlauf	Nach jedem Lauf
Wartungswaschlauf	Monatlich
Standbywaschlauf	Zur Vorbereitung für den Leerlaufmodus (wenn ≥ 7 Tage nicht verwendet) und alle 30 Tage, wenn das Gerät nicht benutzt wird
Ausschalten des Geräts	Nach Bedarf

Tabelle 3 Wartung während des Leerlaufmodus (≥ 7 Tage nicht verwendet)

Aktivität	Häufigkeit
Standbywaschlauf	Monatlich
Ausschalten des Geräts	Nach Bedarf

Wartungshäufigkeit beim VeriSeq PGS-Workflow

Führen Sie beim VeriSeq PGS-Workflow die folgenden Wartungsverfahren in den empfohlenen Intervallen durch.

Tabelle 4 Wartung während des normalen Betriebs

Aktivität	Häufigkeit
Nachwaschlauf	Nach jedem Lauf
Wartungswaschlauf	Monatlich
Nachwaschlauf vom Bildschirm „Perform Wash“ (Waschlauf durchführen) aus	Nach dem Leerlaufmodus (> 3 Tage nicht verwendet)
Standbywaschlauf	Zur Vorbereitung für den Leerlaufmodus (wenn ≥ 7 Tage nicht verwendet) und alle 30 Tage, wenn das Gerät nicht benutzt wird
Ausschalten des Geräts	Nach Bedarf

Tabelle 5 Wartung während des Leerlaufmodus (≥ 7 Tage nicht verwendet)

Aktivität	Häufigkeit
Standbywaschlauf	Monatlich
Ausschalten des Geräts	Nach Bedarf

Durchführen eines Wartungswaschlaufs

Führen Sie alle 30 Tage einen Wartungswaschlauf durch, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Der Wartungswaschlauf dauert ca. 90 Minuten. Der Waschlauf umfasst eine Reihe von drei Schritten, um das System gründlich durchzuspülen.

Sie können Ihr Gerät so konfigurieren, dass zwischen zwei Läufen ein Wartungswaschlauf durchgeführt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Anpassen der Systemeinstellungen* auf Seite 13.

Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien

- ▶ Tween 20 (Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. P7949)
- ▶ Wasser in Laborqualität

Verfahren

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich eine gebrauchte Fließzelle im Gerät befindet.
- 2 Wählen Sie im Startbildschirm **Perform Wash** (Waschlauf durchführen).
- 3 Wählen Sie im Bildschirm „Perform Wash“ (Waschlauf durchführen) die Option **Perform Maintenance Wash** (Wartungswaschlauf durchführen).
Die Software hebt automatisch die Sipper im Reagenzienkühler an.

Durchführen des ersten Waschlaufs

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Bereiten Sie die Waschlaufkomponenten mit frischer Waschlösung vor:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 3 Laden Sie die Waschablage und die Waschflasche in das Gerät:
 - a Öffnen Sie die Tür der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die gebrauchte Reagenzienkartusche oder Waschablage aus dem Reagenzienkühler.
 - b Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Tür des Reagenzienkühlers.
 - c Heben Sie den Sipper-Griff vor der PR2-Flasche und der Abfallflasche an, bis er einrastet, und tauschen Sie die PR2-Flasche gegen die Waschflasche aus.

**HINWEIS**

Entsorgen Sie die PR2-Flasche nach jedem Lauf. Verbleibendes PR2 darf nicht wiederverwendet werden.

- a Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.
 - b Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der erste Waschlauf beginnt.

Durchführen des zweiten Waschlaufs

Verwenden Sie stets für jeden der Waschschriffe eine frische Waschlösung. Wenn Waschlösung aus dem vorausgegangenen Waschlauf wiederverwendet wird, kann Abfall erneut in die Fluidikleitungen gelangen.

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität wie folgt vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Wenn der erste Waschlauf abgeschlossen ist, entfernen Sie die Waschablage und die Waschflasche und entsorgen Sie die verbleibende Waschlösung.
- 3 Füllen Sie die Waschlaufkomponenten wie folgt erneut mit frischer Waschlösung:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 4 Laden Sie die Waschablage und Waschflasche wie folgt:
 - a Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Tür des Reagenzienkühlers.
 - b Laden Sie die Waschflasche und drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten. Stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der zweite Waschlauf beginnt.

Durchführen des letzten Waschlaufs

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.

- 2 Wenn der zweite Waschlauf abgeschlossen ist, entfernen Sie die Waschablage und die Waschflasche und entsorgen Sie die verbleibende Waschlösung.
- 3 Füllen Sie die Waschlaufkomponenten erneut mit frischer Waschlösung:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 4 Laden Sie die Waschablage und die Waschflasche:
 - a Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Tür des Reagenzienkühlers.
 - b Laden Sie die Waschflasche und drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten. Stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der letzte Waschlauf beginnt.

Nach dem Waschlauf

Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, lassen Sie die gebrauchte Fließzelle, die Waschablage und die Waschflasche mit der übrigen Waschlösung im Gerät.



HINWEIS

Die Sipper bleiben in der unteren Position, was normal ist. Lassen Sie die nicht verwendete Waschlösung in der Waschablage und der Waschflasche, um das Austrocknen der Sipper und das Eindringen von Luft in das System zu verhindern.

Durchführen eines Standbywaschlaufs

Wenn Sie das Gerät innerhalb der nächsten sieben Tage nicht verwenden möchten, führen Sie zur Vorbereitung des Geräts und der Fluidikleitungen auf den Leerlaufmodus einen Standbywaschlauf durch. Führen Sie einen Standbywaschlauf alle 30 Tage durch, wenn das Gerät nicht betrieben wird.

Der Standbywaschlauf dauert ca. zwei Stunden. Bei einem Standbywaschlauf werden durch zwei aufeinanderfolgende Waschläufe verbleibende Reagenzien oder Salzansammlungen aus den einzelnen Positionen gespült. Jeder Waschlauf dauert etwa 60 Minuten.

Wenn der Standbywaschlauf abgeschlossen ist, befindet sich das Gerät im Standbymodus und im Startbildschirm wird eine Meldung angezeigt, die den Status des Geräts angibt. Wenn sich das Gerät im Standbymodus befindet, muss ein Wartungswaschlauf durchgeführt werden, bevor ein Sequenzierungslauf initiiert werden kann.

Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien

- ▶ Tween 20 (Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. P7949)
- ▶ Wasser in Laborqualität

Verfahren

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich eine gebrauchte Fließzelle im Gerät befindet.
- 2 Wählen Sie im Startbildschirm **Perform Wash** (Waschlauf durchführen).

- 3 Wählen Sie im Bildschirm „Wash Options“ (Waschlaufoptionen) die Option **Perform Standby Wash** (Standbywaschlauf durchführen).
Die Software hebt automatisch die Sipper im Reagenzienkühler an.

Durchführen des ersten Waschlaufs

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.
- 2 Bereiten Sie die Waschlaufkomponenten mit frischer Waschlösung vor:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 3 Laden Sie die Waschablage und die Waschflasche in das Gerät:
 - a Öffnen Sie die Tür der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die gebrauchte Reagenzienkartusche oder Waschablage aus dem Reagenzienkühler.
 - b Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Tür des Reagenzienkühlers.
 - c Heben Sie den Sipper-Griff vor der PR2-Flasche und der Abfallflasche an, bis er einrastet, und tauschen Sie die PR2-Flasche gegen die Waschflasche aus.



HINWEIS

Entsorgen Sie die PR2-Flasche nach jedem Lauf. Verbleibendes PR2 darf nicht wiederverwendet werden.

- a Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.
 - b Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der erste Waschlauf beginnt.

Durchführen des zweiten Waschlaufs

Verwenden Sie stets für jeden der Waschschriffe eine frische Waschlösung. Wenn Waschlösung aus dem vorausgegangenen Waschlauf wiederverwendet wird, kann Abfall erneut in die Fluidikleitungen gelangen.

- 1 Bereiten Sie eine frische Waschlösung mit Tween 20 und Wasser in Laborqualität wie folgt vor:
 - a Fügen Sie 5 ml 100 % Tween 20 zu 45 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben 10 % Tween 20.
 - b Fügen Sie 25 ml 10 % Tween 20 zu 475 ml Wasser in Laborqualität hinzu. Diese Volumina ergeben eine Waschlösung mit 0,5 % Tween 20.
 - c Invertieren Sie fünf Mal, um die Lösung zu mischen.

- 2 Wenn der erste Waschlauf abgeschlossen ist, entfernen Sie die Waschablage und die Waschflasche und entsorgen Sie die verbleibende Waschlösung.
- 3 Füllen Sie die Waschlaufkomponenten wie folgt erneut mit frischer Waschlösung:
 - a Füllen Sie in jeden Behälter der Waschablage 6 ml Waschlösung.
 - b Füllen Sie 350 ml Waschlösung in die 500-ml-Waschflasche.
- 4 Laden Sie die Waschablage und Waschflasche wie folgt:
 - a Schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Tür des Reagenzienkühlers.
 - b Laden Sie die Waschflasche und drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten. Stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
 - c Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter). Der zweite Waschlauf beginnt.

Nach dem Waschlauf

Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, lassen Sie die gebrauchte Fließzelle, die Waschablage und die Waschflasche mit der übrigen Waschlösung im Gerät.



HINWEIS

Die Sipper bleiben in der unteren Position, was normal ist. Lassen Sie die nicht verwendete Waschlösung in der Waschablage und der Waschflasche, um das Austrocknen der Sipper und das Eindringen von Luft in das System zu verhindern.

Verwalten von Dateien

Wählen Sie im Startbildschirm die Option „Manage Files“ (Dateien verwalten), um Dateien auf dem Gerätecomputer zu verschieben, hochzuladen oder zu löschen oder um Probenblätter umzubenennen.

Löschen von Dateien

- 1 Wählen Sie auf einer Registerkarte des Bildschirms „Manage Files“ (Dateien verwalten) **Browse** (Durchsuchen), um zu den Dateien zu navigieren, auf die das Gerät zugreifen kann.
- 2 Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
 - ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Dateien oder Ordnern in der Liste.
 - ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Schaltfläche „Delete“ (Löschen), um alle Dateien und Ordner in der Liste auszuwählen. Diese Option steht für Läufe, Probenblätter, Manifestdateien, Genome und Rezepturen zur Verfügung.
- 3 Wählen Sie **Delete** (Löschen).



HINWEIS

Der Befehl „Delete“ (Löschen) steht auf allen Registerkarten außer „Bundle Logs“ (Protokollbündel) zur Verfügung.

Verschieben von Laufordnern

Mit dem Befehl „Move“ (Verschieben) wird der Laufordner an einen neuen Speicherort *kopiert* und anschließend am vorherigen Speicherort *gelöscht*.

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Runs“ (Läufe) des Bildschirms „Manage Files“ (Dateien verwalten) die Option **Browse** (Durchsuchen), um zu den Dateien zu navigieren, auf die das Gerät zugreifen kann.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Dateien oder Ordnern in der Liste.
- 3 Wählen Sie **Move** (Verschieben).
- 4 Wählen Sie **Browse Network** (Netzwerk durchsuchen) und anschließend einen neuen Speicherort für die Dateien bzw. Ordner aus.
- 5 Wählen Sie **OK**.

Hochladen von Dateien

Der Befehl „Upload“ (Hochladen) steht für Probenblätter, Manifestdateien, Genome und Rezepturen zur Verfügung. Wenn das MiSeq nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, verwenden Sie diese Funktion, um Dateien von einem USB-Stick auf den Gerätecomputer hochzuladen.

- 1 Wählen Sie auf einer Registerkarte des Bildschirms „Manage Files“ (Dateien verwalten) **Browse** (Durchsuchen), um zu den Dateien zu navigieren, auf die das Gerät zugreifen kann.
- 2 Wählen Sie **Upload** (Hochladen).
- 3 Wählen Sie **Browse Network** (Netzwerk durchsuchen) und navigieren Sie zu dem Speicherort auf dem USB-Stick, auf dem sich die Datei befindet.
- 4 Wählen Sie **OK**.
Die Datei wird in den Ordner hochgeladen, der im Feld „Directory“ (Verzeichnis) angegeben ist.

Umbenennen von Probenblättern

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Sample Sheets“ (Probenblätter) im Bildschirm „Manage Files“ (Dateien verwalten) aus den folgenden Optionen aus:
 - ▶ Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen neben den einzelnen Probenblättern.
 - ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Schaltfläche „Delete“ (Löschen), um alle Probenblätter in der Liste auszuwählen.
- 2 Wählen Sie **Rename** (Umbenennen).
- 3 Wählen Sie das Tastatursymbol und verwenden Sie die Bildschirmtastatur zum Umbenennen der Probenblätter.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter).
- 5 Wählen Sie **Back** (Zurück).

Software-Updates

Wenn Ihr System mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist, können Sie die Gerätesoftware vom Startbildschirm aus automatisch aktualisieren. Sie können die Software auch für die automatische Suche nach BaseSpace-Updates konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Konfigurieren von Benachrichtigungen zu BaseSpace-Updates auf Seite 14*.

Falls Ihr Gerät nicht mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist, können Sie die Software manuell aktualisieren.

Automatisches Aktualisieren von Software

Wenn Software-Updates verfügbar sind, wird die Schaltfläche **Update Available** (Update verfügbar) im Startbildschirm angezeigt. Anderenfalls ist diese Schaltfläche nicht verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass Ihr MiSeq mit einem Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist, damit diese Option aktiviert wird.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Update Available** (Update verfügbar).
- 2 Bestätigen Sie im Dialogfeld den Befehl zum Aktualisieren.
Das Gerät muss neu gestartet werden. Die Installation des Updates beginnt nach dem Neustart automatisch.

Manuelles Aktualisieren von Software

Verwenden Sie die Funktion „Manual Update“ (Manuelles Update), um die Gerätesteuersoftware und die Analysesoftware von der MiSeq-Benutzeroberfläche aus zu aktualisieren, indem Sie zum Speicherort der installierbaren Softwaredatei navigieren.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 2 Wählen Sie **Software Update** (Software-Update).
- 3 Wählen Sie **Browse** (Durchsuchen), um zu dem Speicherort zu navigieren, an dem sich die installierbare Datei für die neue Softwareversion befindet.
- 4 Wenn auf dem Bildschirm der Pfad zur installierbaren Softwaredatei angezeigt wird, wählen Sie **Save and Update** (Speichern und aktualisieren).
- 5 Bestätigen Sie im Dialogfeld den Befehl zum Aktualisieren.
Das Gerät muss neu gestartet werden. Die Installation des Updates beginnt nach dem Neustart automatisch.

Ausschalten des Geräts

Es empfiehlt sich, das Gerät immer eingeschaltet zu lassen. Wenn das Gerät jedoch ausgeschaltet werden muss, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Windows zu beenden und die Fluidikleitungen vorzubereiten.

- 1 Führen Sie einen Wartungswaschlauf durch. Weitere Informationen finden Sie unter *Durchführen eines Wartungswaschlaufs auf Seite 36*.
- 2 Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.
- 3 Schließen Sie die Tür der Reagenzienkammer.
- 4 Wählen Sie im Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 5 Wählen Sie **Shut Down** (Ausschalten).
Daraufhin wird die Software beendet.
- 6 Schalten Sie den Netzschalter aus.



HINWEIS

Warten Sie jedes Mal, wenn Sie das Gerät ausschalten, *mindestens* 60 Sekunden, bevor Sie den Netzschalter wieder in die EIN-Position stellen.

Anhang A Fehlerbehebung

Einleitung	43
Bundle Logs (Protokollbündel) für die Fehlerbehebung	43
Durchführen einer Systemprüfung	45
Unterbrechen oder Stoppen eines Laufs	45
Manuelles Anheben der Sipper einer Reagenzienkartusche	46
Beheben von Laufkonfigurationsfehlern	47
Beheben von RFID-Lesefehlern	47
Durchführen eines Volumentests	48
Messen erwarteter Volumina während des Waschlafs	49
Konfigurieren der Systemeinstellungen	50

Einleitung

In diesem Abschnitt sind die Schritte zur Behebung häufiger Fehler dargestellt, die Sie ausführen müssen, bevor Sie sich an den technischen Support von Illumina wenden. Bei den meisten Fehlern werden Anweisungen zur Behebung des Fehlers auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie technische Fragen haben, besuchen Sie die MiSeq-Supportseiten der Illumina-Website, wo Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden, oder melden Sie sich bei Ihrem MyIllumina-Konto an, um Zugang zu den Support-Bulletins zu erhalten.

Wenden Sie sich bei Problemen mit der Laufqualität oder Leistung an den technischen Support von Illumina. Weitere Informationen finden Sie unter *Technische Unterstützung auf Seite 59*.

In der Regel bitten Mitarbeiter des technischen Supports von Illumina zu Fehlerbehebungs Zwecken um Kopien von laufspezifischen Dateien. Sie können die Registerkarte „Bundle Logs“ (Protokollbündel) im Bildschirm „Manage Files“ (Dateien verwalten) verwenden, um die zur Fehlerbehebung benötigten Dateien zu gruppieren und in einer ZIP-Datei zu speichern. Siehe *Bundle Logs (Protokollbündel) für die Fehlerbehebung auf Seite 43*.

Bundle Logs (Protokollbündel) für die Fehlerbehebung

Bei den Bundle Logs (Protokollbündel) handelt es sich um eine Funktion zum Bündeln von Dateien, um sie zwecks Fehlerbehebung an den technischen Support von Illumina zu senden. Verwenden Sie die Registerkarte „Bundle Logs“ (Protokollbündel) im Bildschirm „Manage Files“ (Dateien verwalten), um eine Gruppe von Dateien, ein so genanntes *bundle* (Bündel) auszuwählen. Das Bündel wird automatisch in einer ZIP-Datei gespeichert.

Die Funktion „Bundle Logs“ (Protokollbündel) gruppiert die Dateien eines Laufs in einem Bündeltyp. Wiederholen Sie den „Bundle Logs“-Vorgang für jeden Lauf und Bündeltyp, den der technische Support von Illumina anfordert.


- 1 Wählen Sie im Bildschirm „Manage Files“ (Dateien verwalten) die Registerkarte **Bundle Logs** (Protokollbündel) aus.
- 2 Wählen Sie **Browse** (Durchsuchen), um zum Speicherort des MiSeqOutput-Ordners zu navigieren.
- 3 Klicken Sie in das blaue Feld neben dem Lauf und in den blauen Kreis neben dem Bündeltyp, der vom technischen Support von Illumina angefordert wurde.
- 4 Wählen Sie **Bundle Logs** (Protokollbündel).
Der Bildschirm „Bundle Files“ (Dateien bündeln) wird geöffnet. Er enthält Informationen über das Bündel, darunter eine Liste der einzelnen Dateien im Bündel.

Weitere Informationen zu den einzelnen Ordnern und Dateien der Funktion „Bundle Logs“

(Protokollbündel) finden Sie in der *Schnellreferenzkarte zu MiSeq-Ausgabe- und -Analyseordnern* (Dokument-Nr. 15034791).

- 5 Wählen Sie **Next** (Weiter).
- 6 Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die ZIP-komprimierten Bündeldateien speichern möchten.
- 7 Wählen Sie **Save** (Speichern).
Wenn das Bündeln der Dateien abgeschlossen ist, wird erneut die Registerkarte „Bundle Logs“ (Protokollbündel) geöffnet.
- 8 Senden Sie die ZIP-Datei mit dem Bündel an den technischen Support von Illumina.

Abbildung 23 Registerkarte „Bundle Logs“ (Protokollbündel)

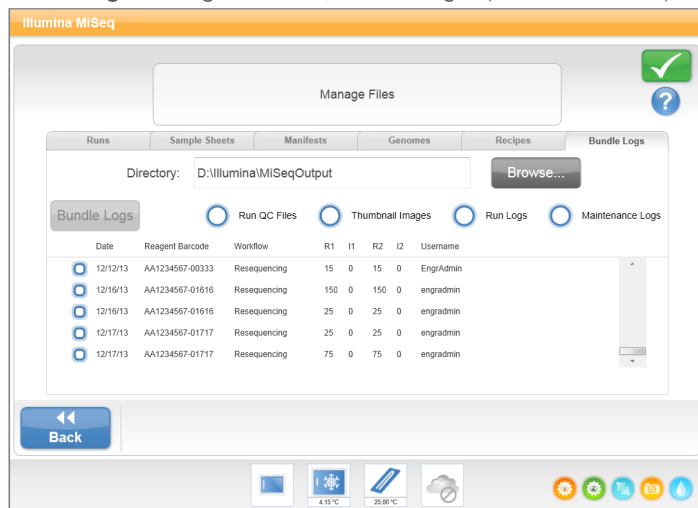

Durchführen einer Systemprüfung

Der Systemprüfungsbildschirm wird in der Regel verwendet, um während einer Live-Help-Sitzung eine Verbindung mit einem Mitarbeiter des technischen Supports von Illumina herzustellen. Die Verwendung dieser Funktion ist während des normalen Betriebs oder für die Gerätewartung nicht erforderlich.

Einige Systemprüfungen können durchgeführt werden, bevor Sie sich an den technischen Support von Illumina wenden, wie beispielsweise der Volumentest. Bei einem Volumentest wird der Zustand des Fluidiksystems überprüft, indem das Fließvolumen anhand der Blasen, die die Sensoren passieren, geschätzt wird. Weitere Informationen finden Sie unter *Durchführen eines Volumentests auf Seite 48*.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 2 Wählen Sie **System Check** (Systemprüfung).
- 3 Verfahren Sie nach einer der folgenden Anweisungen:
 - ▶ Wählen Sie die einzelnen Tests aus, die Sie durchführen möchten.
 - ▶ Wählen Sie **Select All** (Alle auswählen), um alle Tests durchzuführen.
- 4 Wählen Sie **Next** (Weiter).
Nach Abschluss der Tests werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 **[Optional]** Wählen Sie **Show Details** (Details anzeigen), um eine Zusammenfassung der Ergebnisse in der Software-Benutzeroberfläche anzusehen.
- 6 **[Optional]** Wählen Sie **Export Results** (Ergebnisse exportieren), um die Ergebnisse in eine CSV-Datei auf einem USB-Stick zu exportieren.
- 7 Wählen Sie **Done** (Fertig).

Unterbrechen oder Stoppen eines Laufs

Das MiSeq ist darauf ausgelegt, einen Lauf von Anfang bis Ende ohne Aktionen seitens des Benutzers auszuführen. Es ist jedoch möglich, einen Lauf über den Sequenzierungsbildschirm zu unterbrechen oder zu stoppen.

Unterbrechen eines Laufs

Sie können einen Lauf vorübergehend unterbrechen, bevor er abgeschlossen ist. Sie können dies beispielsweise tun, wenn Sie glauben, dass die Abfallflasche voll ist. Unterbrochene Läufe können wieder aufgenommen werden.




VORSICHT

Unterbrechen Sie einen Lauf nicht während der Clusterbildung oder innerhalb der ersten acht Zyklen der Sequenzierung. Ein Lauf, der in dieser Phase unterbrochen wurde, kann nicht fortgesetzt werden. Informationen zum Zyklus bei Verwendung von MiSeq-Reagenzienkartuschen-Kits finden Sie unter *Laufkennzahlen auf Seite 29*.

Wenn Sie **Pause** (Unterbrechen) wählen, wird der aktuelle Befehl zu Ende ausgeführt. Anschließend wird der Lauf unterbrochen und die Fließzelle in einen sicheren Zustand versetzt.

Um einen Lauf vom Sequenzierungsbildschirm aus zu unterbrechen, wählen Sie **Pause** (Unterbrechen). Die Schaltfläche ändert sich in „Resume“ (Fortsetzen). Wenn Sie bereit sind, den Lauf fortzusetzen, wählen Sie **Resume** (Fortsetzen).

Abbildung 24 Sequenzierungsbildschirm eines unterbrochenen Laufs

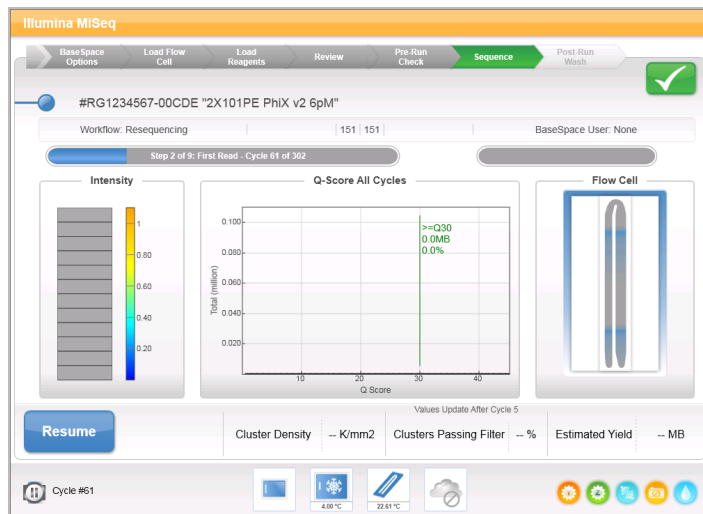


Stoppen eines Laufs

Während des Sequenzierungsvorgangs können Sie mithilfe der Schaltfläche **Stop** im Sequenzierungsbildschirm einen Lauf stoppen, bevor er abgeschlossen ist. Sie können einen Lauf beispielsweise stoppen, wenn er falsch konfiguriert wurde, die Datenqualität schlecht ist oder ein Hardwarefehler auftritt.

Wenn ein Lauf gestoppt wird, wird der aktuelle Befehl nicht zu Ende ausgeführt und der Fließzellentisch fährt in die Vorwärtsposition. Die Echtzeitanalysesoftware führt die Analyse für den letzten abgeschlossenen Zyklus weiter durch.

Abbildung 25 Stoppen eines Laufs

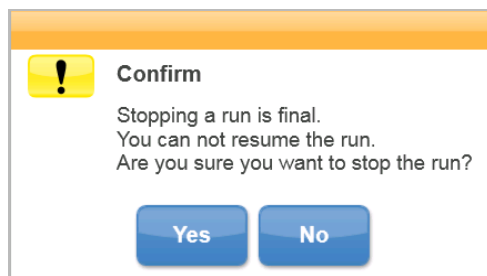

Das Stoppen eines Laufs ist endgültig. Ein gestoppter Lauf kann nicht fortgesetzt werden. Sie haben nur die Möglichkeit, mit einem Gerätewaschlauf fortzufahren.

Manuelles Anheben der Sipper einer Reagenzienkartusche

Die Sipper der Reagenzienkartusche werden möglicherweise nicht automatisch angehoben, wenn ein Lauf unerwartet unterbrochen wird oder ein Fehler während des Laufs auftritt. Um die Reagenzienkartusche zu entfernen, heben Sie die Sipper der Reagenzienkartusche manuell an.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Perform Wash** (Waschlauf durchführen).
- 2 Wählen Sie **Raise Sippers** (Sipper anheben).
- 3 Entfernen Sie die Reagenzienkartusche.

Beheben von Laufkonfigurationsfehlern

Wenn Prüfungen des Selbsttests fehlschlagen, wird ein rotes Symbol **X** neben dem entsprechenden Element angezeigt. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, die eine Beschreibung des Fehlers und der zur Behebung des Fehlers erforderlichen Aktion enthält.

Fehler	Aktion
X Flow Rate Measured (Gemessene Fließrate)	<p>Der Bildschirm zum Prüfen der Fließrate wird geöffnet. Geben Sie mithilfe der Dropdown-Liste oder der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur Folgendes ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solution (Lösung): PR2 • Volume (Volumen): 250 • Aspirate Rate (Aspirationsrate): 2500 • Dispense Rate (Zufuhrtrate): 2500 <p>Wählen Sie Pump (Pumpe). Falls der Fehler weiterhin besteht, legen Sie ein Pumpvolumen von 500 µl PR2 fest und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Flüssigkeiten gepumpt wurden, wählen Sie Restart Check (Prüfung neu starten).</p> <p>Wenn der Selbsttest erfolgreich verläuft, wird die Schaltfläche Start Run (Lauf starten) aktiviert.</p> <p>Falls die Flussprüfung erneut fehlschlägt, platzieren Sie die Fließzelle erneut, um sicherzustellen, dass der Fluss nicht aufgrund einer falschen Ausrichtung unterbrochen wurde. Überprüfen Sie die Fließzellendichtung auf Fussel oder Unregelmäßigkeiten.</p>
X Free Disk Space (Speicherplatz freigeben)	<p>Bei geringem Speicherplatz wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viel Speicherplatz erforderlich ist. Mit der Funktion Manage Files (Dateien verwalten) können Sie den erforderlichen Speicherplatz auf dem Gerätecomputer frei machen.</p>
X Network Connection Active (Netzwerkverbindung aktiv)	<p>Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an das Gerät angeschlossen ist.</p> <p>Wenn die Netzwerkverbindung nicht wiederhergestellt wird, wählen Sie im Bildschirm „Manage Instrument“ (Gerät verwalten) die Option Reboot (Neustart), um die Software neu zu starten.</p> <p>Falls die Verbindung weiterhin nicht wiederhergestellt wird, wählen Sie im Bildschirm „Manage Instrument“ (Gerät verwalten) die Option Shut Down (Ausschalten) und schalten Sie das Gerät anschließend über den Netzschalter aus. Warten Sie mindestens 60 Sekunden. Schalten Sie dann das Gerät ein und starten Sie die Software.</p>
X Primary Analysis Ready (Primäranalyse bereit)	<p>Die Primäranalyse aus dem vorherigen Lauf ist noch nicht abgeschlossen. Standardmäßig ist eine Stunde für das Abschließen der Primäranalyse vorgesehen. Auf dem Bildschirm wird ein Countdown angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, eine Stunde zu warten oder Terminate Analysis (Analyse beenden) zu wählen. Die Sekundäranalyse stoppt bei unvollständigen Zyklen.</p>
X Sample Sheet Present (Probenblatt vorhanden)	<p>Wenn Sie Ihr Probenblatt nicht mit der ID der Reagenzienkartusche für Ihren Lauf benannt haben, kann das Gerät das entsprechende Probenblatt nicht automatisch finden. Wechseln Sie zu dem Probenblatt für Ihren Lauf.</p> <p>Wenn Sie Ihr Probenblatt mit der ID der Reagenzienkartusche für Ihren Lauf benannt haben, stellen Sie sicher, dass sich das Probenblatt im standardmäßigen Probenblattordner befindet. Überprüfen Sie den standardmäßigen Ordnerspeicherort unter „Run Options“ (Laufoptionen) im Startbildschirm.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Dateierweiterung des Probenblatts *.csv lautet.</p> <p>Falls das Probenblatt fehlt, erstellen Sie ein Probenblatt und kopieren Sie es an den für Probenblätter vorgesehenen Speicherort, der unter „Run Options“ (Laufoptionen) angegeben ist.</p> <p>Wenn Sie ein Probenblatt gefunden haben, wählen Sie Restart Check (Prüfung neu starten).</p>

Beheben von RFID-Lesefehlern

Wenn das System die RFID von Verbrauchsmaterialien nicht lesen kann, können Sie auf der Illumina-Website einen temporären Bypass-Code anfordern. Ein temporärer Bypass-Code läuft nach sieben Tagen ab.

- 1 Versuchen Sie immer, den RFID-Lesevorgang erneut auszuführen, bevor Sie fortfahren. Falls die RFID ein zweites Mal fehlschlägt, wählen Sie **Get Code** (Code abrufen).
- 2 Rufen Sie auf einem Computer mit Internetzugang my.illumina.com auf und wählen Sie **Sign In** (Anmelden) in der Symbolleiste oben auf der Seite.
- 3 Melden Sie sich bei Ihrem Myllumina-Konto an.
Die Schaltfläche „Sign In“ (Anmelden) auf der Symbolleiste wird durch Ihren Namen ersetzt.
- 4 Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Namen und wählen Sie **Account** (Konto). Klicken Sie in der Spalte **My Tools** (Meine Tools) auf **MiSeq Self-Service**.
- 5 Geben Sie auf der Seite „Self-Service for MiSeq“ unter **Serial Number** die MiSeq-Seriennummer ein.
- 6 Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Type of Override Code“ (Typ des Überschreibungscode) die Option **RFID Override** (RFID-Überschreibung) aus.
- 7 Wählen Sie die Option **Get Code** (Code abrufen), um den Code zu generieren.
- 8 Kehren Sie zur MCS-Benutzeroberfläche zurück und wählen Sie **Enter Code** (Code eingeben).
- 9 Geben Sie den temporären Bypass-Code mithilfe der Bildschirmtastatur ein und wählen Sie anschließend **Next** (Weiter).
- 10 Geben Sie die Barcodenummer der Fließzelle, der PR2-Flasche bzw. der Reagenzienkartusche ein.

Verbrauchsmaterial	Position der Barcodenummer
Fließzelle	Über dem Barcode auf dem Etikett des Fließzellenbehälters. Fließzellen-Barcodenummern beginnen mit „A“ (Standard), „D“ (Mikro) oder „G“ (Nano). Beispiel: A0E61
PR2-Flasche	Unter dem Barcode auf dem Etikett der PR2-Flasche. Beispiel: MS0011881-PR2
Reagenzienkartusche	Unter dem Barcode auf dem Etikett der Reagenzienkartusche. Beispiel: MS0010744-300

- 11 Wenn Sie einen Bypass-Code für die Reagenzienkartusche eingeben, geben Sie die Versionsnummer des Kits ein. Wählen Sie **Enter Reagent Kit Barcode** (Barcode des Reagenzien-Kits eingeben), um die Barcodenummer der Reagenzienkartusche und die Versionsnummer des Kits manuell einzugeben.



VORSICHT

Wenn eine falsche Versionsnummer für das Reagenzien-Kit eingegeben wird, kann sich dies negativ auf die Sequenzierungsdaten auswirken.

- 12 Wählen Sie die **Eingabetaste**.

Durchführen eines Volumentests

Verstopfungen in den Fluidikleitungen können zu einer schlechten Reagenzienzugabe führen und sich negativ auf die Sequenzierungsergebnisse auswirken. Wenn Sie eine Verstopfung in den Fluidikleitungen vermuten, führen Sie einen Volumentest durch.

Bei einem Volumentest wird der Zustand des Fluidiksystems überprüft, indem das Volumen zwischen Blasen geschätzt wird, die die Sensoren passieren. Zur Durchführung eines Volumentests müssen die Waschablage und die Waschflasche mit Wasser in Laborqualität gefüllt und eine gebrauchte Fließzelle muss eingesetzt werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Test durchzuführen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich eine gebrauchte Fließzelle im Gerät befindet.

- 2 Wählen Sie im Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 3 Wählen Sie **System Check** (Systemprüfung).
- 4 Wählen Sie **Conduct Volume Test** (Volumentest durchführen) und anschließend **Next** (Weiter).
- 5 Füllen Sie jeden Behälter der Waschablage mit 6 ml Wasser in Laborqualität.
- 6 Füllen Sie die 500-ml-Waschflasche mit 350 ml Wasser in Laborqualität.
- 7 Laden Sie die Waschablage und die Waschflasche in das Gerät.
 - a Öffnen Sie die Tür der Reagenzienkammer und des Reagenzienkühlers und schieben Sie die Waschablage bis zum Anschlag in den Reagenzienkühler. Schließen Sie die Tür des Reagenzienkühlers.
 - b Heben Sie den Sipper-Griff an, bis er einrastet, und laden Sie die Waschflasche.
 - c Entfernen Sie die Abfallflasche und entsorgen Sie den Inhalt ordnungsgemäß. Setzen Sie die Abfallflasche wieder in die Reagenzienkammer ein.
 - d Drücken Sie den Sipper-Griff langsam nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
- 8 Entfernen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm ggf. vorhandene Tropfen wie folgt vom Waschflaschen-Sipper.
 - a Heben Sie den Sipper-Griff langsam an und sehen Sie nach, ob sich am Waschflaschen-Sipper ein großer Wassertropfen befindet.
 - b Senken Sie den Sipper-Griff langsam so weit in das Wasser ab, dass der Tropfen durch die Oberflächenspannung entfernt wird.
 - c Heben Sie den Sipper-Griff langsam an und sehen Sie nach, ob sich am Waschflaschen-Sipper ein großer Wassertropfen befindet.
 - d Drücken Sie den Sipper-Griff langsam ganz nach unten und stellen Sie dabei sicher, dass die Sipper in die Waschflasche und in die Abfallflasche eintauchen.
- 9 Wählen Sie **Next** (Weiter).
 Wenn der Volumentest beendet ist, werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.
 Wenn der Test nicht bestanden wurde, führen Sie einen Wartungswaschlauf durch. Siehe *Durchführen eines Wartungswaschlaufs auf Seite 36*.
- 10 Wiederholen Sie nach Abschluss des Wartungswaschlaufs den Volumentest.

Messen erwarteter Volumina während des Waschlaufs

Durch das Messen der erwarteten Volumina während des Waschlaufs wird bestätigt, dass die Waschfluidik effizient funktioniert.

- 1 Bevor Sie mit einem Waschlauf beginnen, leeren Sie die Abfallflasche.
- 2 Wenn der Waschlauf abgeschlossen ist, messen Sie das Waschvolumen in der Abfallflasche.

Waschlauftyp	Erwartetes Waschvolumen
Nachwaschlauf	17,25 ml
Nachwaschlauf mit Matrizenleitungswaschlauf	25,5 ml
Standbywaschlauf	46 ml
Wartungswaschlauf	51,75 ml

Konfigurieren der Systemeinstellungen

Die MCS enthält mehrere Bildschirme mit Befehlen zur Konfiguration des Systems. In der Regel werden die Software-Einstellungen während der MiSeq-Installation konfiguriert.

Konfigurieren von IP- und DNS-Einstellungen

Konfigurieren Sie IP- und DNS-Serveradressen, wenn dies aufgrund einer Netzwerkänderung oder eines Standortwechsels erforderlich ist.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 2 Wählen Sie **System Settings** (Systemeinstellungen).
 - ▶ Wählen Sie **Obtain an IP address automatically** (IP-Adresse automatisch abrufen) bzw. **Use the following IP address** (Folgende IP-Adresse verwenden).
Wenn Sie **Use the following IP address** (Folgende IP-Adresse verwenden) wählen, geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway ein.
 - ▶ Wählen Sie **Obtain DNS address automatically** (DNS-Adresse automatisch abrufen) bzw. **Use the following DNS server addresses** (Folgende DNS-Serveradressen verwenden).
Wenn Sie **Use the following DNS server addresses** (Folgende DNS-Serveradressen verwenden) wählen, geben Sie die bevorzugte und alternative DNS-Serveradresse ein.
- 3 Wählen Sie **Save and Continue** (Speichern und Fortfahren).

Ändern der Systemanmeldedaten

Bei der Änderung von Benutzernamen und Kennwort im Bildschirm „Systems Settings“ (Systemeinstellungen) werden auch die Anmeldeinformationen für MiSeq Reporter und BaseSpace bzw. BaseSpace Onsite geändert.

- 1 Wählen Sie im Startbildschirm **Manage Instrument** (Gerät verwalten).
- 2 Wählen Sie **System Settings** (Systemeinstellungen).
- 3 Wählen Sie **Save and Continue** (Speichern und fortfahren), um zum dritten Bildschirm zu gelangen.
- 4 Wählen Sie **This account** (Dieses Konto).
- 5 Geben Sie den Domänennamen (z. B. Domäne\MiSeq1) und das Kennwort ein.
- 6 Wählen Sie **Save and Continue** (Speichern und fortfahren).

Anhang B Ausgabedateien und -ordner

Laufordner	51
Inhalt des MiSeqOutput-Ordners	51
RTA-Ordner und -Dateien	53

Laufordner

Bei jedem Lauf auf dem MiSeq-Gerät werden drei Laufordner erstellt, von denen jeder einen bestimmten Zweck erfüllt:

- ▶ **D:\Illumina\MiSeqTemp**: Wenn der Lauf beginnt, wird ein temporärer Laufordner auf das lokale Laufwerk des Gerätecomputers geschrieben und als Arbeitsbereich für die MCS und die Echtzeitanalyse verwendet. Es muss nicht auf den Ordner „MiSeqTemp“ zugegriffen werden. Der Inhalt dieses Ordners wird nach sieben Tagen gelöscht.
- ▶ **D:\Illumina\MiSeqOutput**: Die Echtzeitanalyse kopiert Dateien aus dem Ordner „MiSeqTemp“ in den Ordner „MiSeqOutput“. Wenn Primäranalysedateien generiert werden, kopiert die Echtzeitanalyse Dateien zurück in den Ordner „MiSeqTemp“ und füllt den Ordner „MiSeqAnalysis“. Fokusbilder und Miniaturbilder werden nicht in den Ordner „MiSeqAnalysis“ kopiert. Siehe *RTA-Ordner und -Dateien auf Seite 53*.
- ▶ Sie können den Speicherort des Ausgabeordners im Feld „Output Folder“ (Ausgabeordner) im Bildschirm „Run Options“ (Laufoptionen) ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Festlegen der Standardspeicherorte der Ordner auf Seite 15*.
- ▶ **D:\Illumina\MiSeqAnalysis**: Wenn die Echtzeitanalyse (RTA) abgeschlossen ist, greift MiSeq Reporter auf den Ordner „MiSeqAnalysis“ auf dem lokalen Laufwerk des Geräts zu, um mit der Sekundäranalyse zu beginnen. Alle Dateien, die in den Ordner „MiSeqAnalysis“ geschrieben werden, werden zurück in den Ordner „MiSeqOutput“ kopiert. Weitere Informationen finden Sie unter *Inhalt des MiSeqOutput-Ordners auf Seite 51*.

Wenn Sie BaseSpace für die Analyse verwenden, ohne die Analyse lokal zu replizieren, ist der Ordner „MiSeqAnalysis“ auf dem lokalen Laufwerk des Geräts leer.

Stammordner-Benennung

Der Name des Stammlaufordners gibt das Datum des Laufs, die Gerätenummer und die für den Lauf verwendete Fließzelle an.

Standardmäßig besitzt der Ordnername das folgende Format:

JJMMTT_<Gerätenummer>_<Laufnummer>_<Barcode_der_Fließzelle>

Die Laufnummer wird jedes Mal, wenn ein Lauf auf einem beliebigen Gerät durchgeführt wird, um 1 erhöht.

Inhalt des MiSeqOutput-Ordners

Nach Abschluss der Echtzeitanalyse (RTA) wird der MiSeqOutput-Ordner mit Dateien befüllt, die für die Sekundäranalyse durch MiSeq Reporter erforderlich sind. Nach Abschluss der Sekundäranalyse entsprechen sich der MiSeqOutput- und der MiSeqAnalysis-Ordner, mit der Ausnahme, dass der MiSeqOutput-Ordner zwei Unterordner für Bilddateien enthält: „Images“ und „Thumbnail_Images“. Diese Unterordner werden für die Sekundäranalyse nicht benötigt.

Dateien

Die folgenden Dateien werden in den Ausgabe- und den Analyseordner kopiert:

- ▶ **SampleSheet.csv:** Bietet Parameter für den Lauf und die nachfolgende Analyse. Zu Beginn des Laufs wird das Probenblatt in den Stammordner kopiert und in SampleSheet.csv umbenannt. Kopien werden in Data\Intensities and Data\Intensities\BaseCalls gespeichert.
- ▶ **runParameters.xml:** Enthält eine Zusammenfassung von Laufparametern und Informationen zu Laufkomponenten, z. B. die RFID der Fließzelle und die dem Lauf zugeordneten Reagenzien.
- ▶ **RunInfo.xml:** Enthält Laufinformationen der höchsten Ebene, z. B. die Anzahl der Reads und Zyklen im Sequenzierungslauf und die Angabe, ob ein Read indiziert ist.

Ordner

Zu den Ordnern, die in die Ausgabe- und Analyseordner kopiert werden, gehören die folgenden, während des Sequenzierungslaufs generierten Ordner:

- ▶ **<Laufordnername>\Config:** Enthält Konfigurationsdateien für den Lauf.
- ▶ **<Laufordnername>\Data:** Enthält die Unterordner „Intensities“, „BaseCalls“ und „Alignment“. Daten, die aus MiSeq Reporter generiert wurden, befinden sich im Unterordner „Alignment“.
- ▶ **<Laufordnername>\Data\RTA Logs:** Enthält Protokolldateien, in denen jeder Schritt beschrieben wird, der von der Echtzeitanalyse für die einzelnen Reads ausgeführt wurde.
- ▶ **<Laufordnername>\Data\Intensities\BaseCalls:** Enthält Unterordner mit Base-Call-Dateien (*.bcl), Matrix- und Phasierungsdateien. Bei der Sekundäranalyse schreibt MiSeq Reporter FASTQ-Dateien in diesen Ordner. Weitere Informationen finden Sie im *Softwarehandbuch zu MiSeq Reporter (Dokument-Nr. 15042295)*.
- ▶ **<Laufordnername>\Recipe:** Enthält die für den Lauf verwendete Rezeptur.
- ▶ **<Laufordnername>\Logs:** Enthält Protokolldateien, die jeden Schritt beschreiben, der vom Gerät für die einzelnen Zyklen ausgeführt wurde.
- ▶ **<Laufordnername>\Interop:** Enthält Binärdateien, die vom Sequenzierungsanalyse-Viewer (SAV) zum Zusammenfassen verschiedener Primäranalysemetriken (z. B. Clusterdichte, Intensitäten, Qualitäts-Scores und allgemeine Laufqualität) verwendet werden.

Alle anderen Dateien und Ordner, die im temporären Laufordner erstellt werden, werden nicht in den Ausgabe- und den Analyseordner kopiert. Sie enthalten temporäre Dateien, die für die Analyse oder die Fehlerbehebung nicht erforderlich sind.

MiSeq Reporter fügt während der Sekundäranalyse weitere Ordner hinzu, z. B. den Alignment-Ordner. Weitere Informationen finden Sie im *Softwarehandbuch zu MiSeq Reporter (Dokument-Nr. 15042295)*.

RTA-Ordner und -Dateien

In der folgenden Tabelle werden die Ordner und Dateien beschrieben, die während der Primäranalyse von der Echtzeitanalyse (RTA) generiert werden. Viele dieser Dateien werden für die Sekundäranalyse durch die Software MiSeq Reporter verwendet.

Schlüsseldatei	Unterordner	Beschreibung
RTAComplete.txt	Stammordner	Eine Markerdatei, die generiert wird, wenn die Base-Call-Analyse abgeschlossen ist. Das Vorhandensein dieser Datei löst den Start der Sekundäranalyse aus.
SampleSheet.csv	Stammordner	Diese Datei wird vor dem Lauf gelesen und in den Laufordner kopiert und später für die Sekundäranalyse verwendet.
RunInfo.xml	Stammordner	Gibt die Grenzen der Reads (einschließlich Index-Reads) und die für den Lauf ausgewählte Qualitätstabelle an.
*.bcl-Dateien	Data\ Intensities\BaseCalls\ L001\CX.X	Jede *.bcl-Datei enthält die RTA-Base-Calling- und RTA-Base-Qualitätsbewertungs-Ergebnisse für einen Zyklus und eine Platte.
*.stats-Dateien	Data\ Intensities\BaseCalls\ L001\CX.X	*.stats-Dateien enthalten die Base-Calling-Statistik der RTA für einen bestimmten Zyklus/Platte.
*.filter-Dateien	Data\ Intensities\BaseCalls	*.filter-Dateien enthalten Filterergebnisse pro Platte.
*.txt	Data\RTALogs	Protokolldateien aus der Primäranalyse.
*.cif-Dateien	Data\ Intensities\L001\CX.X	Jede binäre *.cif-Datei enthält die RTA-Bildanalyse-Ergebnisse für einen Zyklus und eine Platte. Weitere Informationen finden Sie unter Fließzellen-Plattenummerierung auf Seite 54 .
*.locs-Dateien	Data\ Intensities\BaseCalls\ L001	Enthalten Berichte zu den Cluster-Koordinaten. Jede *.locs-Datei stellt eine Platte dar.
*.jpg-Dateien	Thumbnail_Images\ L001\CX.X	Miniaturbilder, die für jeden Zyklus und jede Base generiert werden und zur Fehlerbehebung bei einem Lauf verwendet werden können. Diese Dateien werden für die Bildanalyse verwendet. Sie werden nicht in den Analyseordner kopiert. Informationen zu den Bilddateinamen finden Sie unter Fließzellen-Plattenummerierung auf Seite 54 .

Fließzellenplatten

Während des Sequenzierungslaufs wird die einzelne Lane der Fließzelle in kleinen Bildgebungsbereichen aufgenommen, die als Platten bezeichnet werden. Alle MiSeq-Fließzellen haben eine einzelne Lane, die Anzahl der Platten variiert jedoch abhängig vom verwendeten Fließzellentyp.

Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kit	Platten	Bildgebungsoberfläche	Gesamtanzahl der aufgenommenen Platten
Standard-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3	19 Platten	Ober- und Unterseite	38 Platten insgesamt
PGS-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kit, v3-PGS	19 Platten	Ober- und Unterseite	38 Platten insgesamt

Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kit	Platten	Bildgebungsoberfläche	Gesamtanzahl der aufgenommenen Platten
Standard-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	14 Platten	Ober- und Unterseite	28 Platten insgesamt
Mikro-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Mikro-Kits, v2	4 Platten	Ober- und Unterseite	8 Platten insgesamt
Nano-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Nano-Kits, v2	2 Platten	Nur Oberseite	2 Platten insgesamt

Wenn die Platten während des Sequenzierungslaufs aufgenommen werden, wird für jede Platte eine Ausgabedatei generiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Fließzellen-Plattenummerierung auf Seite 54](#).

Fließzellen-Plattenummerierung

Wenn die Platten während des Sequenzierungslaufs aufgenommen werden, wird für jede Platte eine Ausgabedatei generiert und mit der vierstelligen Plattennummer benannt. Mit Ausnahme der Nano-Fließzelle werden Aufnahmen von der oberen und unteren Oberfläche der Fließzelle gemacht. Die Ausgabedateien für jede Platte befinden sich im Laufordner unter Data\Intensities\BaseCalls\L001.

Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kit	Platten	Bildgebungsoberfläche	Bilddateinamen
Standard-Fließzelle PGS-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kits, v3	1–19	Oberseite	1101 bis 1119
		1–19	Unterseite	2101 bis 2119
Standard-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Kits, v2	1–14	Oberseite	1101 bis 1114
		1–14	Unterseite	2101 bis 2114
Mikro-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Mikro-Kits, v2	1–4	Oberseite	1101 bis 1104
		1–4	Unterseite	2101 bis 2104
Nano-Fließzelle	MiSeq-Reagenzien-Nano-Kits, v2	1–2	Nur Oberseite	1101 bis 1102

Index

A

- Abfallflasche 4
- Aktivitätsanzeigen 7
- Aktualisieren der Software 42
- Analyse
 - Optionen 7
- Analyse-Workflow
 - Definition 5
- Ausschalten des Geräts 42

B

- BaseSpace
 - Anmeldeinformationen 50
 - Updates 14
 - Verbindung 7
 - Verbindung herstellen 7
- BaseSpace Onsite
 - Anmeldeinformationen 50
 - Serverspeicherort 13
 - Verbindung herstellen 7
- Blinkende Symbole 6
- BlueFuse Multi-Software 7, 13
- Bundle Logs (Protokollbündel) 40-41, 43

C

- Clusterbildung 18
- CompletedJobInfo.xml 8

D

- Dokumentation 1, 59
- Domänenname 50

E

- E-Mail-Warnungen 14
- Echtzeitanalyse 1
 - Ergebnisse 53
 - Laufordner 51
 - Matrizenbildung 28

F

- Fehler 6

- Fehlerbehebung
 - Bundle Logs (Protokollbündel) 40-41, 43
 - Fluidik 48
 - Laufkonfigurationsfehler 47
 - Laufspezifische Dateien 43
 - RFID 47
- Fließzelle
 - Buchstabenbezeichner 47
 - Einzelne Lane 9
 - Farbe des Verschlusses 10
 - Platten 53
 - Plattenummerierung 54
 - Reinigen 21
 - Überblick 10
- Fließzellen-Türsensor 7
- Fließzellenkammer 2-3
- Fließzellenklemme 3
- Fluidik
 - Fehlerbehebung 48
 - Waschlauf 36, 38

G

- Genomreferenzen 40
- Gerät in den Leerlauf versetzen 38

H

- Hilfe, technische 59

I

- Initialisierung 47
- InterOp-Dateien 6
- InterOp-Ordner 52
- IP-Adresse 50

K

- Kennwort ändern 50
- Komponenten
 - Fließzelle 10, 53
 - Fließzellenkammer 2-3
 - Optikmodul 2
 - Reagenzienkammer 2, 4
 - Reagenzienkartusche 10
- Kopieren von Dateien und Ordnern 40
- Kundendienst 59

L

- Laden von Reagenzien
 - Kartusche 25
 - PR2 24
- Laufdauer 17
- Laufkonfigurationsbildschirme 21
- Laufoptionen 13-15
- Laufordner
 - Benennen 51
 - Definition 5
 - Inhalt 51
 - Primäranalysedateien 53
 - Temp, Ausgabe, Analyse 51
 - Verwalten 40
- Local Run Manager 1
- Löschen von Dateien und Ordnern 40

M

- Manifestdatei
 - Auf Gerät kopieren 40
 - Definition 5
- Matrizenbildung 9, 28
- Matrizenleitungswaschlauf 29
- MiSeq Reporter
 - Überblick 8
- MiSeq Self-Service 47

N

- Nachwaschlauf 29
- Name des Systemkontos 50
- Netzwerkeinstellungen 50
- Netzwerkverbindung 47

O

- Optikmodul 2
- Ordnernspeicherorte
 - Für aktuellen Lauf 27
 - Standardeinstellungen 15

P

- Plattennummerierung 54
- PR2, Laden 24
- Probenblatt
 - Ändern 26

- Auf Gerät kopieren 40
- Definition 5
- In Laufordner 53
- nicht gefunden 47

R

- Read-Länge 17
- Reagenzien
 - Kit 9
- Reagenzienkammer 2, 4
- Reagenzienkartusche 10
 - Auftauen 19
 - Inhalt 11
 - Überprüfen 19
- Reagenzienkühler, Temperatur 7
- Real-Time Analysis (Echtzeitanalyse) 6
- Referenzgenom
 - Dateiformat 5
- Rezepturen verwalten 40
- RFID
 - Fehlerbehebung 47
 - PR2 24
 - Reagenzienkartusche 25
 - Tracking 1
- Richtlinien für Wasser in Laborqualität 16
- RTAcomplete.txt 53
- RunInfo.xml 52-53
- runParameters.xml 52

S

- Schulungen 1
- Sekundäranalyse 8
- Sensoranzeigen 7
- Sequenzierung 18
- Sequenzierungsanalyse-Viewer 9, 27
- Sequenzierungsbildschirm 27
- Sipper-Griff 4
- Software
 - Aktualisieren 42
 - Laufdauer 17
 - Überprüfen des Speicherplatzes 9
- Software aktualisieren 14
- Softwaresuite 6
- Speicherplatz
 - Überprüfen 9
 - wenig Speicherplatz 47
- Standbywaschlauf 38
- status.xml 53
- Steuerungssoftware 6

Stoppen eines Laufs 46
Supportseiten 1
Symbole
 Aktivitätsanzeigen 7
 Blinken 6
 Sensoren 7
Systemeinstellungen 50

T

Technische Unterstützung 59

U

Überwachen des Laufs 27
Überwachungsdienst Illumina Proactive 14
Universal Copy Service 6
Unterbrechen eines Laufs 45

V

Verbrauchsmaterialien 15
 Wasser in Laborqualität 16
VeriSeq PGS-Workflow
 Analyse lokal replizieren 13
 Fließzelle 10
 Sekundäranalyse 7
 Wartungshäufigkeit 35
Verschieben von Dateien und Ordnern 40
Volumentest 48

W

Warnungen 6
Wartungswaschlauf 36
Waschläufe
 Erwartete Volumina 49
 Für das Ausschalten vorbereiten 42
 Für den Leerlauf vorbereiten 38
 Nachwaschlauf 29
 Nachwaschlauf-Einstellungen 13
 Standby 38
 Vorteile 29
 Wartung 36
Waschlaufvolumina 49
Workflow 18
 Laufdauer 17

Z

Zyklen in einem Read 17

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Illumina.

Website: www.illumina.com
E-Mail: techsupport@illumina.com

Telefonnummern des Illumina-Kundendienstes

Region	Gebührenfrei	Regional
Nordamerika	+1.800.809.4566	
Australien	+1.800.775.688	
Belgien	+32 80077160	+32 34002973
China	400.066.5835	
Dänemark	+45 80820183	+45 89871156
Deutschland	+49 8001014940	+49 8938035677
Finnland	+358 800918363	+358 974790110
Frankreich	+33 805102193	+33 170770446
Großbritannien	+44 8000126019	+44 2073057197
Hongkong	800960230	
Irland	+353 1800936608	+353 016950506
Italien	+39 800985513	+39 236003759
Japan	0800.111.5011	
Neuseeland	0800.451.650	
Niederlande	+31 8000222493	+31 207132960
Norwegen	+47 800 16836	+47 21939693
Österreich	+43 800006249	+43 19286540
Schweden	+46 850619671	+46 200883979
Schweiz	+41 565800000	+41 800200442
Singapur	+1.800.579.2745	
Spanien	+34 911899417	+34 800300143
Taiwan	00806651752	
Andere Länder	+44.1799.534000	

Sicherheitsdatenblätter (SDS, Safety Data Sheets) sind auf der Illumina-Website unter support.illumina.com/sds.html verfügbar.

Die **Produktdokumentation** steht auf der Illumina-Website im PDF-Format zum Herunterladen zur Verfügung. Gehen Sie zu support.illumina.com, wählen Sie ein Produkt und wählen Sie anschließend **Documentation & Literature** (Dokumentation und Literatur).



Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, Kalifornien 92122, USA

+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566 (außerhalb von Nordamerika)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in Diagnoseverfahren.

© 2018 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

illumina[®]